

HistoCore SPECTRA ST

Uređaj za ubrizgavanje kontrasta



Uputstvo za upotrebu
Srpski

Br. narudžbine: 14 0512 80115 – Revizija R

Ovaj priručnik čuvati uvek u blizini uređaja.
Pre upotrebe pažljivo pročitati.

CE

Informacije, numerički podaci, napomene i procene vrednosti sadržane u ovom Uputstvu za upotrebu predstavljaju trenutno stanje naučnih saznanja i najsavremenije tehnologije kako ih razumemo nakon istraživanja na tom polju.

Nemamo obavezu da ažuriramo postojeće Uputstvo za upotrebu periodično u skladu sa najnovijim tehničkim razvojem niti da svojim kupcima dostavljamo kopije, ažuriranja itd. ovog Uputstva.

U meri u kojoj to dozvoljava nacionalni zakonodavni sistem primenljiv u svakom pojedinačnom slučaju, nismo odgovorni za greške u izjavama, nacrtima, tehničkim ilustracijama itd. sadržanim u ovom Uputstvu za upotrebu. Posebno, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve finansijske gubitke ili posledična oštećenja izazvana ili u vezi sa usklađenošću sa izjavama ili drugim informacijama u ovom Uputstvu za upotrebu.

Izjave, crteži, ilustracije i druge informacije o sadržaju ili tehničkim detaljima ovog uputstva za upotrebu se ne smatraju garancijom za naše proizvode.

Samo su odredbe ugovora između nas i naših klijenata merodavne.

Leica zadržava pravo izmene tehničkih specifikacija i proizvodnih procesa bez prethodnog obaveštenja. To je jedini način za neprekidno poboljšanje tehnologija i tehnika proizvodnji koje upotrebljavamo za svoje proizvode.

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravom. Sva autorska prava za ovu dokumentaciju drži kompanija Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Svako umnožavanje teksta i ilustracija (ili bilo kog njihovog dela) štampanjem, fotokopiranjem, mikrofilmom, veb kamerom ili drugim metodama – uključujući sve elektronske sisteme i medije – zahteva izričito prethodno pismeno odobrenje kompanije Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Za serijski broj i godinu proizvodnje uređaja, pogledajte nazivnu pločicu na poleđini uređaja.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germany
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268
Veb sajt: www.LeicaBiosystems.com

Sadržaj

1.	Važne informacije.....	7
1.1	Simboli i njihovo značenje	7
1.2	Tip uređaja	11
1.3	Grupa korisnika.....	11
1.4	Predviđena namena	11
1.5	Autorsko pravo - Softver uređaja.....	12
2.	Bezbednost	13
2.1	Bezbednosne napomene	13
2.2	Upozorenja	14
2.3	Bezbednosne funkcije na uređaju	17
3.	Komponente uređaja i specifikacije	18
3.1	Standardna dostava	18
3.2	Specifikacije	19
3.3	Opšti pregled - prikaz spreda	21
3.4	Opšti pregled - prikaz poleđine	22
3.5	Opšti pregled - prikaz unutrašnjosti.....	23
4.	Instalacija i pokretanje	24
4.1	Uslovi radnog mesta	24
4.2	Priklučak za vodu za ispiranje	25
4.2.1	Zajednički priključak svih 6 pregrada za vodu za ispiranje	26
4.2.2	Kombinovani priključak 4+2 pregrada za vodu za ispiranje	26
4.2.3	Priklučak za otpadnu vodu.....	28
4.3	Električni priključak.....	28
4.3.1	Korišćenje spoljašnjeg neprekidnog napajanja (UPS)	29
4.4	Priklučak za izduvni vazduh	30
4.5	Uključivanje i isključivanje uređaja	31
5.	Rad	33
5.1	Korisnički interfejs - pregled	33
5.2	Elementi prikaza statusa	34
5.3	Prikaz statusa procesa.....	35
5.4	Prikazivanje fioka.....	37
5.5	Glavni meni - pregled.....	38
5.5.1	Tastatura.....	39
5.6	Podešavanja korisnika	40
5.7	Osnovna podešavanja	42
5.7.1	Podešavanja jezika	43
5.7.2	Regionalna podešavanja	44
5.7.3	Datum i vreme	45
5.7.4	Meni za tonove alarma – Tonovi greške i signala	45
5.7.5	Podešavanja peći.....	47
5.7.6	Brzina pomeranja - pomeranje gore/dole (mućkanje)	48
5.7.7	Upravljanje podacima	49
5.7.8	Pristup za servisiranje	54
5.7.9	Pregledač događaja	55
5.7.10	Mrežna podešavanja	56
5.8	Lista reagenasa	57

5.8.1 Kopiranje reagensa	60
5.8.2 Promena RMS podataka za reagens	60
5.8.3 Klase procesa	61
5.9 Programi za ubrizgavanje kontrasta	63
5.9.1 Dodeljivanje boje ručice držača programu za ubrizgavanje kontrasta	65
5.9.2 Leica programi za ubrizgavanja kontrasta (predinstalirani)	66
5.9.3 Prilagođavanje Leica H&E programa za ubrizgavanje kontrasta	68
5.9.4 Programi za ubrizgavanje kontrasta koje definiše korisnik	69
5.9.5 Kreiranje ili kopiranje novog programa za ubrizgavanje kontrasta	69
5.9.6 Unos ili kopiranje novog koraka programa	72
5.9.7 Promena redosleda koraka programa	74
5.9.8 Prioritizacija programa za kreiranje rasporeda kadica	75
5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica	76
5.9.10 Postavljanje reagenasa nakon kreiranja rasporeda kadica	77
5.9.11 Prilagođavanje rasporeda kadica	83
6. Dnevno podešavanje uređaja	87
6.1 Priprema uređaja za dnevno podešavanje	87
6.2 Dnevno podešavanje uređaja	88
6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense	88
6.2.2 Automatsko skeniranje nivoa napunjenoosti	90
6.3 Sistem za upravljanje reagensima (RMS)	91
6.4 Detalji o pregradi	93
6.5 Priprema držača	98
6.6 Proces ubrizgavanja kontrasta	102
6.6.1 Pokretanje procesa ubrizgavanja kontrasta	102
6.6.2 Praćenje procesa ubrizgavanja kontrasta	105
6.6.3 Proces ubrizgavanja završen	105
6.6.4 Otkazivanje programa za ubrizgavanje kontrasta	107
6.6.5 Rad u funkciji radne stanice	109
6.6.6 Završavanje dnevnog rada	110
7. Čišćenje i održavanje	111
7.1 Važne napomene o čišćenju ovog uređaja	111
7.2 Spoljašnje površine, lakirane površine, poklopac uređaja	111
7.3 TFT ekran osjetljiv na dodir	111
7.4 Unutrašnjost i posuda za odvod	112
7.5 Transportne poluge	112
7.6 Pregrada čitača slajdova sa reagensima	112
7.7 Fioke za postavljanje i uklanjanje	113
7.8 Pregrada za suvi prenos	113
7.9 Pregrada za prenos (opciono)	114
7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje	114
7.11 Držač i ručica	116
7.12 Odvod vode	116
7.13 Crevo za odvod vode	117
7.14 Zamena kertridža filtera za dovod vode	117
7.15 Zamena filtera za aktivni ugljenik	118
7.16 Čišćenje peći	119
7.17 Filter za vazduh peći	121
7.18 Intervalli održavanja i čišćenja	121
7.18.1 Dnevno čišćenje i održavanje	122

Sadržaj

7.18.2 Čišćenje i održavanje po potrebi	122
7.18.3 Nedeljno čišćenje i održavanje.....	123
7.18.4 Mesečno čišćenje i održavanje	123
7.18.5 Čišćenje i održavanje na svaka tri meseca.....	123
7.18.6 Godišnje čišćenje i održavanje.....	123
8. Neispravnosti i otklanjanje problema	124
8.1 Otklanjanje kvarova na uređaju	124
8.2 Slučaj nestanka struje i neispravnost uređaja	126
8.2.1 Postupak nakon nestanka struje	129
8.2.2 Nastavljanje procesa ubrizgavanja kontrasta nakon nestanka struje.....	131
8.2.3 Otkazivanje svih procesa ubrizgavanja nakon nestanka struje	133
8.2.4 Uklanjanje držača sa mehanizma hvataljke.....	134
8.2.5 Uklanjanje držača sa pregrade za prenos	136
8.3 Zamena glavnih osigurača.....	137
8.4 Daljinska podrška	138
8.5 Sistem za odvod vode blokiran	138
9. Komponente uređaja i specifikacije	141
9.1 Opcione komponente uređaja	141
9.2 Opcioni dodatni pribor.....	141
10. Garancija i servis.....	149
11. Prekid upotrebe i odlaganje.....	150
12. Potvrda o dekontaminaciji.....	151
A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi.....	152

1. Važne informacije

1.1 Simboli i njihovo značenje



Upozorenje

Kompanija Leica Biosystems GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za posledične gubitke ili oštećenje usled nepoštovanja sledećih uputstava, posebno u vezi sa transportom i rukovanjem pakovanjem, kao i usled nepoštovanja uputstava za pažljivo rukovanje uređajem.

Simbol:

Naziv simbola:
Opis:

Upozorenje na opasnost

Upozorenja se prikazuju u belom polju sa narandžastom naslovnom trakom. Upozorenja se identifikuju trouglom upozorenja.

Simbol:

Naziv simbola:
Opis:

Napomena

Napomene, tj. važne informacije za korisnika, se prikazuju u belom polju sa plavom naslovnom trakom. Napomene se identifikuju simbolom za obaveštenje.

Simbol:

→ "Sl. 7 - 1"

Naziv simbola:
Opis:

Broj stavke

Brojevi stavki za numerisanje ilustracija. Brojevi napisani crvenom bojom su brojevi stavki na ilustracijama.

Simbol:

Supervizor

Naziv simbola:
Opis:

Funkcijski taster

Softverske oznake koje se moraju prikazati na ekranu za unos prikazane su podebljanim, sivim tekstom.

Simbol:

Sačuvaj

Naziv simbola:
Opis:

Funkcijski taster

Softverski simboli koji se moraju pritisnuti na ekranu za unos prikazani su podebljanim, sivim i podvučenim tekstom.

Simbol:

Prekidač za napajanje

Naziv simbola:
Opis:

Tasteri i prekidači na uređaju

Tasteri i prekidači na uređaju koje korisnik treba da pritisne u različitim situacijama se prikazuju, podebljanim, sivim tekstom.

Simbol:

Naziv simbola:
Opis:

Pažnja

Pokazuje da bi korisnik trebalo da konsultuje uputstva za upotrebu radi važnih upozoravajućih informacija kao što su upozorenja i mere opreza koje se ne mogu, iz različitih razloga, prikazati na samom medicinskom uređaju.

Simbol:


Naziv simbola:
Opis:




Upozorenje, vrela površina

Površine uređaja koje se zagrevaju tokom rada su obeležene ovim simbolom. Izbegavajte direktni kontakt kako biste spričili rizik od opekotina.

1 Važne informacije

Simbol: 	Naziv simbola: Proizvođač	
Simbol: 	Naziv simbola: Datum proizvodnje	Opis: Pokazuje proizvođača medicinskog proizvoda.
Simbol: 	Naziv simbola: CE usklađenost	Opis: CE oznaka je deklaracija proizvođača da medicinski proizvod ispunjava zahteve važećih direktiva Evropske zajednice.
Simbol: 	Naziv simbola: CSA izjava (Kanada/SAD)	Opis: Oznaka CSA testa označava da je proizvod testiran i da ispunjava važeće bezbednosne standarde:
		CAN/CSA-C22.2 Br. 61010-1-04; CAN/CSA-C22.2 Br. 61010-2-010-04; CAN/CSA-C22.2 Br. 61010-2-101-04
		Proizvod je naveden pod brojem glavnog ugovora: 217333
Simbol: 	Naziv simbola: Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku	Opis: Označava medicinski uređaj koji je namenjen za korišćenje kao medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku.
Simbol: 	Naziv simbola: Kina ROHS	Opis: Simbol zaštite životne sredine direktive Kina RoHS. Broj na simbolu označava godine "Ekološkog perioda korišćenja" proizvoda. Simbol se koristi ako se supstanca koja je zabranjena u Kini koristi van maksimalnog dozvoljenog ograničenja.
Simbol: 	Naziv simbola: WEEE simbol	Opis: Simbol WEEE, Simbol WEEE, koji označava posebno sakupljanje WEEE - otpad električne i elektronske opreme, sastoji se od precrteane kante za smeće sa točkićima (§ 7 ElektroG).
Simbol: 	Naziv simbola: Naizmenična struja	
Simbol: 	Naziv simbola: Broj artikla	Opis: Pokazuje kataloški broj proizvođača tako da se medicinski uređaj može identifikovati.
Simbol: 	Naziv simbola: Serijski broj	Opis: Pokazuje serijski broj proizvođača tako da se određeni medicinski uređaj može identifikovati.

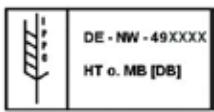Simbol:	Naziv simbola:	Konsultujte uputstvo za upotrebu
	Opis:	Pokazuje da je potrebno da korisnik konsultuje uputstvo za upotrebu.
Simbol:	Naziv simbola:	<u>UKLJUČENO</u> (Napajanje)
	Opis:	Napajanje se uključuje nakon pritiskanja <u>prekidača za napajanje</u> .
Simbol:	Naziv simbola:	<u>ISKLJUČENO</u> (Napajanje)
	Opis:	Napajanje se isključuje nakon pritiskanja <u>prekidača za napajanje</u> .
Simbol:	Naziv simbola:	Upozorenje, opasnost od strujnog udara
	Opis:	Površine uređaja ili oblasti koje su pod naponom tokom rada su obeležene ovim simbolom. Stoga treba izbegavati direktni kontakt.
Simbol:	Naziv simbola:	Oprez: opasnost od prignječenja
		
Simbol:	Naziv simbola:	Zapaljivo
	Opis:	Zapaljivi reagensi, rastvarači i agensi za čišćenje su označeni ovim simbolom.
Simbol:	Naziv simbola:	Pridržavajte se upozorenja za laserski snop i Uputstva za upotrebu
 	Opis:	Proizvod koristi laserski izvor klase 1. Bezbednosne napomene za rukovanje laserima i Uputstvo za upotrebu se moraju ispoštovati.
Simbol:	Naziv simbola:	Za čišćenje ne koristite alkohol ni u jednom obliku i pridržavajte se uputstava za upotrebu
	Opis:	Označava da je za čišćenje predmeta/dela na kom se nalazi ovaj simbol zabranjena upotreba alkohola ili sredstava za čišćenje koja u sebi sadrže alkohol. Upotreba alkohola ili sredstava za čišćenje koja u sebi sadrže alkohol za čišćenje bi uništila predmet/deo.
Simbol:	Naziv simbola:	IPPC simbol
	Opis:	Simbol IPPC uključuje: IPPC simbol • Šifra države prema standardu ISO 3166, npr. DE za Nemačku • Regionalni identifikator, npr. NW za Severnu Rajnu-Vestfaliju • Registracioni broj, jedinstveni broj koji počinje sa 49 • Metod postupka, npr. HT (termička obrada)

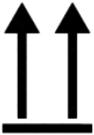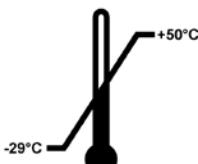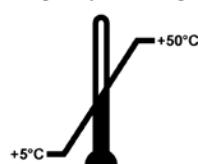Simbol:	Naziv simbola:	Lomljivo, rukujte pažljivo
	Opis:	Pokazuje da je u pitanju medicinski uređaj koji se može slomiti ili ošteti ako se njime ne rukuje pažljivo.
Simbol:	Naziv simbola:	Čuvati na suvom
	Opis:	Pokazuje da je u pitanju medicinski uređaj koji treba zaštititi od vlage.
Simbol:	Naziv simbola:	Ograničenje seta
	Opis:	Najveći dozvoljen broj identičnih pakovanja koji se mogu postaviti; "2" označava broj dozvoljenih pakovanja.
Simbol:	Naziv simbola:	Ova strana gore
	Opis:	Označava ispravan uspravan položaj paketa za transport.
Simbol: <small>Transport temperature range:</small>	Naziv simbola:	Ograničenje temperature prilikom transporta
	Opis:	Pokazuje temperaturna ograničenja kojima se medicinski uređaj može bezbedno izložiti prilikom transporta.
Simbol: <small>Storage temperature range:</small>	Naziv simbola:	Ograničenje temperature za skladištenje
	Opis:	Označava temperaturna ograničenja za skladištenje kojima se medicinski uređaj može bezbedno izložiti.
Simbol:	Naziv simbola:	Ograničenje vlažnosti prilikom transporta i čuvanja
	Opis:	Pokazuje raspon vlažnosti za transport i čuvanje kome se medicinski uređaj može bezbedno izložiti.

Prikaz:**Indikacija:****Opis:**

Indikator naginjanja

Indikator za nadgledanje da li je isporuka preneta i skladištena u uspravnom položaju, u skladu sa vašim zahtevima. Pri nagibu od 60° ili više, plavi kvarcni pesak teče u pokazni prozor u obliku strelice i tamo ostaje zapepljen. Na ovaj način je moguće odmah prepoznati i dokazati nepravilno rukovanje pošiljkom.

**Napomena**

- Nakon dostavljanja uređaja, primalac mora da proveri da li je indikator naginjanja neoštećen. Odgovorni predstavnik kompanije Leica mora biti obavešten u slučaju da su svi indikatori aktivirani.
- Uz Uputstvo za upotrebu se dostavlja i brošura "RFID (Identifikacija putem radio frekvencije) registracija". Brošura sadrži informacije za određenu zemlju za korisnika o značenju RFID simbola i registracionim brojevima dostupnim na pakovanju ili na natpisnoj ploči uređaja HistoCore SPECTRA ST.

1.2 Tip uređaja

Sve informacije u ovom Uputstvu za upotrebu važe samo za tip uređaja koji je naveden na naslovnoj strani. Natpisna ploča sa serijskim brojem uređaja se nalazi na poleđini uređaja. Osim toga, pločica sa kineskim i japanskim informacijama o registraciji se nalazi na zadnjem panelu uređaja.

1.3 Grupa korisnika

- Uređaj HistoCore SPECTRA ST mora da koristi samo ovlašćeno osoblje u potpunosti obučeno za korišćenje laboratorijskih reagenasa i njihovu primenu u histologiji.
- Svo laboratorijsko osoblje koje je predviđeno da rukuje ovim uređajem mora pažljivo da pročita ova uputstva za upotrebu i da bude upoznato sa svim tehničkim karakteristikama uređaja, pre nego što pokuša njime da rukuje. Uređaj je predviđen samo za profesionalnu upotrebu.

1.4 Predviđena namena

Uređaj HistoCore SPECTRA ST je uređaj za in vitro dijagnostiku. Uređaj HistoCore SPECTRA ST je uređaj za ubrizgavanje kontrasta za laboratorijsku primenu i namenjen je za pripremu histoloških i citoloških uzoraka.

**Upozorenje**

Svako korišćenje uređaja koje odstupa od predviđenog se smatra nepravilnim. Nepoštovanje ovih uputstava može rezultirati nezgodom, povredom, oštećenjem uređaja ili dodatnog pribora. Pravilno i predviđeno korišćenje uključuje usklađenost sa svim uputstvima za proveru i održavanje, zajedno sa poštovanjem svih uputstava iz Uputstva za upotrebu, kao i stalnu proveru roka skladištenja i kvaliteta reagenasa. HistoCore SPECTRA ST automatski obavlja određene korake ubrizgavanja kontrasta. Proizvođač ne preuzima odgovornost za rezultate ubrizgavanja kontrasta u slučaju da koraci i programi ubrizgavanja nisu pravilno uneti. Stoga, krajnji korisnik je nezavisno odgovoran za reagense koje sam kreirao ili programske unose.

1 Važne informacije

1.5 Autorsko pravo - Softver uređaja

Softver koji je instaliran i koji se koristi na uređaju HistoCore SPECTRA ST podleže sledećim ugovorima o licenciranju:

1. GNU opšta javna licenca verzija 2.0, 3.0
2. GNU manja opšta javna licenca 2.1
3. dodatni softver nije licenciran pod GPL/LGPL

Kompletni ugovori o licenciranju za prvu i drugu stavku na listi se mogu naći na dostavljenom jezičkom CD-u ([→ Str. 18 – 3.1 Standardna dostava](#)) u direktorijumu **Software Licences** (Softverske licence).

Kompanija Leica Biosystems pruža kompletну mašinski čitljivu kopiju izvornog koda svakom trećem licu u skladu sa ugovorima GPL/LGPL, koji se primenjuju na izvorni kod ili sa drugim važećim licencama. Da biste nas kontaktirali, idite na veb sajt www.leicabiosystems.com i koristite odgovarajući obrazac za kontakt.

2. Bezbednost

2.1 Bezbednosne napomene



Upozorenje

- Obavezno vodite računa o upozorenjima i merama sigurnosti iz ovog poglavlja. Procitajte ove napomene iako ste već možda upoznati sa radom i korišćenjem drugih Leica uređaja.
- Sigurnosni delovi uređaja se ne smeju menjati niti skidati.
- Samo kvalifikovan serviser ovlašćen od strane kompanije Leica može da popravlja instrument i ima pristup unutrašnjim komponentama uređaja.

Ostali rizici:

- Uređaj je dizajniran i napravljen pomoću najsavremenije tehnologije i u skladu sa priznatim standardima i propisima u vezi sa bezbednosnom tehnologijom. Nepravilno korišćenje ili rukovanje uređajem može dovesti korisnika ili drugo osoblje u opasnost od povrede ili smrti ili može izazvati oštećenje uređaja ili imovine.
- Uređaj se može koristiti samo kako je predviđeno i samo ako sve njegove bezbednosne karakteristike pravilno rade.
- Ako se javе neispravnosti koje mogu ometati bezbednost, odmah se mora prekinuti rad uređaja i mora se obavestiti odgovorni servisni tehničar kompanije Leica.
- Dozvoljeno je koristiti isključivo originalne rezervne delove i originalni dodatni pribor kompanije Leica.
- Važe elektromagnetna kompatibilnost, emitovano ometanje i imunitet na ometanje, a to oni su zahtevi u skladu sa standardom IEC 61326-2-6. Važe zahtevi za bezbednosne informacije u skladu sa standardima IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 i ISO 14971.

Ova uputstva za upotrebu uključuju važna uputstva i informacije u vezi sa bezbednosti pri radu i održavanjem uređaja.

Uputstvo za upotrebu je važan deo uređaja, mora se pažljivo pročitati pre pokretanja i korišćenja i uvek se mora čuvati u blizini uređaja.



Napomena

Uputstvo za upotrebu se mora dopuniti odgovarajućim napomenama, ako je to neophodno, zbog postojećih nacionalnih propisa o sprečavanju nesreća i zbog zaštite životne sredine u zemlji korišćenja.

EC deklaracija o usaglašenosti uređaja se može naći na internetu na:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Ovaj uređaj je izrađen i ispitani u skladu sa bezbednosnim zahtevima za električnu opremu za merenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu. Da bi se održalo ovo stanje i omogućio bezbedan rad, korisnik mora da poštuje sve napomene i upozorenja koja su sadržana u ovom uputstvu za upotrebu.

2 Bezbednost



Upozorenje

- Prisustvo malvera na sistemu može dovesti do nekontrolisanog ponašanja sistema. U ovom slučaju više nije moguće zagarantovano ponašanje uređaja u skladu sa specifikacijama! Ako korisnik sumnja na postojanje malvera na sistemu, odmah mora da obavesti lokalno IT odeljenje.
- Morate voditi računa da na svim podacima koji se učitavaju na uređaj ne bude virusa. Antivirusni softver se ne dostavlja.
- Uređaj je pogodan za integraciju samo na mrežu zaštićenu zaštitnim zidom. Kompanija Leica ne preuzima nikakvu odgovornost za greške usled integracije na nezaštićenu mrežu.
- SAMO tehničari obučeni i ovlašćeni od strane kompanije Leica mogu da povežu USB ulazni uređaj (miš/tastaturu itd.). Ovo se takođe odnosi i na mrežnu vezu, koja se može koristiti samo zajedno sa daljinskom podrškom (servisna dijagnostika).

Zbog bezbednosti uzorka, uređaj HistoCore SPECTRA ST pokazuje kada je potrebna intervencija korisnika putem poruka na ekranu i zvučnih signala. Stoga, HistoCore SPECTRA ST uređaj za ubrizgavanje kontrasta zahteva da korisnik bude na dovoljnom rastojanju tokom rada kako bi čuo zvučna upozorenja.



Upozorenje

Proizvod koristi laserski izvor klase 1.

Pažnja, lasersko zračenje! Ne gledajte u snop! To može izazvati povredu mrežnjače oka.



Upozorenje

LASERSKO ZRAČENJE -
NE GLEDAJTE U SNOP
ISO 60825-1: 2014
P<1 mW, λ = 630 do 670 nm
Trajanje impulsa = 500 μs
Laserski proizvod klase 1

2.2 Upozorenja

Bezbednosna oprema koju je proizvođač postavio na ovaj uređaj predstavlja samo osnovnu zaštitu. Bezbedno rukovanje uređajem je, pre svega, odgovornost vlasnika, kao i osoblja koje njime rukuje, servisira ga ili popravlja.

Da bi se garantovala besprekorna funkcija uređaja, treba voditi računa o sledećim napomenama i merama bezbednosti.

Imajte u vidu da može doći do elektrostatickog pražnjenja usled direktnog ili indirektnog kontakta sa uređajem HistoCore SPECTRA ST.



Upozorenje

Oznake na površini uređaja sa trouglom upozorenja pokazuju da se pravilna uputstva za rad (kao što je definisano u ovom Uputstvu za upotrebu) moraju slediti prilikom rukovanja ili zamene označenog dela. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do nezgoda koje izazivaju povrede i/ili oštećenje uređaja ili dodatnog pribora ili do uništavanja uzorka koji se više ne mogu koristiti.



Upozorenje

U normalnim uslovima, neke površine uređaja postaju vrele tokom rada. Obeležene su ovim znakom upozorenja. Dodirivanje ovih površina bez preduzetih odgovarajućih bezbednosnih mera može da izazove opekotine.

Upozorenja – transport i instalacija



Upozorenje

- Uredaj se mora transportovati samo u uspravnom položaju.
- Težina praznog uređaja je 165 kg; stoga, potrebne su četiri obučene osobe za podizanje ili prenošenje uređaja.
- Koristite rukavice koje ne klize za podizanje uređaja.
- Kompanija Leica preporučuje unajmljivanje kompanije za transport, instalaciju ili (gde je primenljivo) promene lokacije uređaja.
- Sačuvajte pakovanje uređaja.
- Postavite uređaj na čvrst laboratorijski sto, koji ima dovoljan kapacitet opterećenja i podesite ga u horizontalan položaj.
- Zaštite uređaj od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Uredaj povežite samo na uzemljenu utičnicu. Ne mešajte funkciju uzemljenja sa produžnim kablom bez žice za uzemljenje.
- Izlaganje ekstremnim promenama temperature između lokacija za skladištenje i instalaciju i velikoj vlažnosti vazduha može uzrokovati stvaranje kondenzacije unutar uređaja. Ako je ovo slučaj, sačekajte najmanje dva sata pre nego što uključite uređaj.
- Uredaj se mora instalirati samo u oblasti korišćenja u skladu sa smernicama i pod nadzorom osoblja obučenog od strane kompanije Leica. Ovo se takođe odnosi i na potencijalni transport na novo područje korišćenja. Preporučujemo da ponovno puštanje uređaja u rad obavi osoblje obučeno od strane kompanije Leica.
- U skladu sa nacionalnim pravilima i propisima, operater može biti u obavezi da obezbedi dugoročnu zaštitu javnog vodosnabdevanja od kontaminacije usled povratnog protoka vode iz instalacija u zgradu. U Evropi, zaštitni uređaj instalacija pijaće vode koji treba povezati se bira u skladu sa specifikacijama DIN EN 1717:2011-08 (status informacije iz avgusta 2013.).

Upozorenja – rukovanje reagensima



Upozorenje

- Budite oprezni prilikom rukovanja rastvaračima.
- Uvek nosite zaštitnu odeću predviđenu za laboratorijsku upotrebu, kao i gumene rukavice i zaštitne naočari prilikom rukovanja hemikalijama koje se koriste na ovom uređaju.
- Mesto postavljanja mora imati dobru ventilaciju. Pored toga, strogo preporučujemo da se uređaj poveže na spoljašnji sistem za ekstrakciju izduvnog vazduha. Hemikalije koje se koriste na uređaju HistoCore SPECTRA ST su zapaljive i opasne po zdravlje.
- Ne rukujte uređajem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Prilikom odlaganja potrošenih reagenasa, poštujte važeće lokalne propise i propise za odlaganje otpada kompanije/ustanove u kojoj se uređaj koristi.
- Posude za reagense se uvek moraju puniti van uređaja u skladu sa bezbednosnim informacijama.

2 Bezbednost

Upozorenja na opasnost – rad sa uređajem



Upozorenje

- Uređajem treba da rukuje samo obućeno laboratorijsko osoblje. Mora se koristiti isključivo u predviđene svrhe i u skladu sa ovim Uputstvima za upotrebu. Prilikom rada na uređaju, treba nositi antistatičku zaštitnu odeću od prirodnih vlakana (npr. pamuka).
- Prilikom rada na uređaju, nosite odgovarajuću zaštitnu odeću (laboratorijski mantil, zaštitne naočari i rukavice) za zaštitu od reagenasa i potencijalno infektivnih mikrobioloških naslaga.
- U slučaju nužde, isključite prekidač za napajanje i isključite utikač uređaja sa napajanja (strujni prekidač u skladu sa standardom EN ISO 61010-1).
- Za ozbiljne kvarove na uređaju, moraju se slediti upozorenja i poruke o greškama na ekranu. Uzorci koji se obrađuju se moraju odmah ukloniti sa uređaja. Korisnik je odgovoran za dalju bezbednu obradu uzorka.
- Postoji opasnost od požara ako se radi sa otvorenim plamenom (npr. Bunzenovim gorionikom) u direktnoj blizini uređaja (isparenja rastvarača). Stoga, sve zapaljive izvore držite najmanje 2 metra dalje od uređaja.
- Vodite računa da uvek rukujete uređajem sa postavljenim filterom za aktivni ugljenik. Pored toga, strogo preporučujemo da se uređaj poveže na spoljašnji sistem za ekstrakciju izduvnog vazduha, jer korišćenje uređaja može dovesti do stvaranja isparenja rastvarača koji su opasni po zdravlje i zapaljivi, čak i kada se uređaj koristi u skladu sa svojom predviđenom namenom.



Napomena

Za kontrolu isparenja uređaja, kompanija Leica preporučuje zapreminu dopremanja od 50 m³/h i brzinu razmene vazduha od 8x (25 m³/m²/h) u laboratoriji.



Upozorenje

- Lična zaštitna oprema u vidu respiratora se mora nositi pri direktnom radu sa posudama za reagense koje sadrže rastvarače.
- Otvaranje poklopca kada je aktivan jedan ili više programa ubrizgavanja kontrasta uzrokuje odlaganje odgovarajućih koraka obrade, jer tokom tog perioda ne dolazi do transportnog pomeranja. Ovo može rezultirati promenama u kvalitetu ubrizgavanja.
- Vodite računa da poklopac bude zatvoren ako su aktivni programi za ubrizgavanje kontrasta. Kompanija Leica ne preuzima odgovornost za gubitak kvaliteta programa za ubrizgavanje kontrasta uzrokovanim otvaranjem poklopca tokom procesa ubrizgavanja.
- PAŽNJA prilikom zatvaranja poklopca: Opasnost od prignjećenja! Ne dosežite u raspon okretanja poklopca.
- Tečnost ne sme da dospe iza poklopaca ili u otvore tokom rada ili čišćenja uređaja. Ovo takođe važi i za transportnu polugu.
- OPREZ za programe koji počinju korakom koji uključuje korišćenje peći! U ovom slučaju, pregrada za postavljanje sa koje se uzorci sa slajdovima uklanjanju transportnom polugom NE sme biti ispunjena zapaljivim reagensom (npr. ksilenom, zamenom za ksilen ili alkoholima). Temperatura peći može biti do 70 °C. Ovo može rezultirati zapaljivanjem reagensa i može uzrokovati oštećenje uređaja i uzorka.
- Dovod vode mora biti isključen tokom pauza u korišćenju uređaja i kada je uređaj isključen.

Upozorenja – čišćenje i održavanje



Upozorenje

- Pre svakog održavanja, isključite uređaj i isključite ga sa izvora napajanja.
- Prilikom čišćenja uređaja, nosite odgovarajuću zaštitnu odeću (laboratorijski mantil i rukavice) radi zaštite od reagenasa i potencijalno infektivnih mikrobioloških naslaga.
- Prilikom korišćenja sredstava za čišćenje postupajte u skladu sa bezbednosnim uputstvima proizvođača i laboratorijskim bezbednosnim propisima.
- Ne koristite ništa od narednog za čišćenje spoljašnjih površina uređaja: alkohol, deterdžente koji sadrže alkohol (sredstvo za čišćenje stakla), abrazivni prašak za čišćenje, rastvarače koji sadrže aceton, amonijak, hlor ili ksilen.
- Za čišćenje kućišta filtera za vodu ne koristite alkohol, kao ni sredstva za čišćenje koja u sebi sadrže alkohol (→ "Sl. 5-5"). Posledica bi mogla da bude nekontrolisano curenje vode, što bi moglo da ošteti laboratoriju i laboratorijsko okruženje.
- Poklopce i kućište čistite blagim komercijalnim, pH neutralnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Polirane površine nisu otporne na rastvarače i zamenu za ksilen!
- Plastične posude za reagense za vodu za ispiranje i pregrade za reagense se mogu prati u mašini za pranje sudova na maksimalnoj temperaturi od +65 °C. Može se koristi bilo koji standardni agens za čišćenje za laboratorijske mašine za pranje sudova. Plastične posude za reagense nikada ne perite na većoj temperaturi, jer veće temperature mogu dovesti do njihovog deformisanja.

2.3 Bezbednosne funkcije na uređaju

Čim se otvorí poklopac uređaja, pomeranje transportne poluge se zaustavlja u horizontalnoj ravni (x i y osa) iz bezbednosnih razloga, kako bi se eliminisala opasnost po korisnika i oštećenje uzorka usled sudaranja sa pokretnim delovima.



Upozorenje

- Vodite računa da poklopac bude zatvoren ako su aktivni programi za ubrizgavanje kontrasta. Kompanija Leica ne preuzima odgovornost za gubitak kvaliteta programa za ubrizgavanje kontrasta uzrokovanim otvaranjem poklopca tokom procesa ubrizgavanja.
- Otvaranje poklopca kada je aktivan jedan ili više programa ubrizgavanja kontrasta uzrokuje odlaganje odgovarajućih koraka obrade, jer tokom tog perioda ne dolazi do transportnog pomeranja. Ovo može rezultirati promenama u kvalitetu ubrizgavanja.

3 Komponente uređaja i specifikacije

3. Komponente uređaja i specifikacije

3.1 Standardna dostava

Kol.	Oznaka	Br. narudžbine
1	HistoCore SPECTRA ST osnovni uređaj (kabl za lokalno napajanje uključen)	14 0512 54354
1	Set posuda za reagense koji se sastoji od: 46 posuda za reagense sa poklopциma 6 plavih posuda za vodu za ispiranje 6 O-prstenova 7x2	14 0512 47507
1	Set nalepnica za fioke za postavljanje i uklanjanje koji se sastoji od: <ul style="list-style-type: none">• 10 kom. praznih• 5 kom. "H₂O"=voda• 5 kom. "A"=alkohol• 5 kom. "S"=rastvarač, npr. ksilen	14 0512 55161
1	Set filtera za aktivni ugljenik (2 kom.)	14 0512 53772
1	Odvodno crevo, 2 m	14 0512 55279
1	Stezna traka za cevi 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Komplet za priključak vode se sastoji od:	14 0512 49324
2	Crevo za dovod vode, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Produžno crevo, 1,5 m	14 0512 49334
1	Y-spoj G3/4	14 3000 00351
2	G3/4 G1/2 sa dva otvora	14 3000 00359
1	Kućište filtera	14 0512 49331
1	Kertridž filtera	14 0512 49332
1	Spojnica za crevo G3/4	14 3000 00360
1	Zatvarač G3/4	14 3000 00434
1	Zaptivna podloška	14 0512 54772
1	Ključ sa jednom glavom SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Izduvno crevo, 2 m	14 0512 54365
2	Stezna traka za cevi 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	5,5 x 150 odvijač	14 0170 10702
2	T16 A osigurač	14 6000 04696
1	Molykote 111 mazivo, 100 g	14 0336 35460
3	Držača za 30 slajdova sa uzorcima; 3 kom. po pakovanju	14 0512 52473
1	Ručica za držač za 30 slajdova sa uzorcima; žuta, 3 kom. po pakovanju	14 0512 52476
1	Ručica za držač za 30 slajdova sa uzorcima; tamnoplava, 3 kom. po pakovanju	14 0512 52478

Kol.	Oznaka	Br. narudžbine
1	Ručica za držač za 30 slajdova sa uzorcima; crvena, 3 kom. po pakovanju	14 0512 52480
1	Ručica za držač za 30 slajdova sa uzorcima; bela, 3 kom. po pakovanju	14 0512 52484
1	Uputstvo za upotrebu, štampano (engleski, sa jezičkim CD-om 14 0512 80200)	14 0512 80001

Ako je dostavljeni kabl za lokalno napajanje oštećen ili se izgubi, обратите se lokalnom predstavniku kompanije Leica.



Napomena

Dostavljene komponente se moraju pažljivo uporediti sa spiskom opreme, napomenom o isporuci i vašom porudžbinom. Ukoliko pronađete bilo kakva neslaganja, kontaktirajte prodajno mesto kompanije Leica bez odlaganja.

3.2 Specifikacije

Nominalni naponi napajanja:	100-240 V AC ±10%
-----------------------------	-------------------

Nominalna frekvencija:	50/60 Hz
------------------------	----------

Snaga struje:	1580 VA
---------------	---------

Osigurači:	2 x T16 A H 250 V AC
------------	----------------------

IEC 1010 klasifikacija:	Klasa zaštite 1
-------------------------	-----------------

Stepen zagađenja	2
------------------	---

Kategorija prenapona:	II
-----------------------	----

Priklučak za svežu vodu:	
--------------------------	--

Materijal creva:	PVC
------------------	-----

Dužina creva:	2500 mm
---------------	---------

Deo za priključak:	G3/4
--------------------	------

Unutrašnji prečnik:	10 mm
---------------------	-------

Spoljašnji prečnik:	16 mm
---------------------	-------

Unutrašnji pritisak:	Maksimum/maksimum: 2 bara/6 bara
----------------------	-------------------------------------

Potrebna brzina protoka:	Min. 1,7 l/min.
--------------------------	-----------------

Potreban kvalitet vode:	Tip 1, ISO 3696
-------------------------	-----------------

Priklučak za otpadnu vodu:	
----------------------------	--

Dužina creva:	2000 mm/4000 mm
---------------	-----------------

Unutrašnji prečnik:	32 mm
---------------------	-------

Spoljašnji prečnik:	36,8 mm
---------------------	---------

Izduvni vazduh:	
-----------------	--

Dužina creva:	2000 mm
---------------	---------

Unutrašnji prečnik:	50 mm
---------------------	-------

Spoljašnji prečnik:	60 mm
---------------------	-------

Performanse izduva:	27,3 m³/h
---------------------	-----------

Izdvajanje izduvnog vazduha:	Filter za aktivni ugljenik i izduvno crevo za povezivanje sa spoljašnjim izduvnim sistemom	
Emisija topote:	1580 J/s	
Nivo buke pod teretom:	< 70 dB (A)	
Međunarodna klasa zaštite:	IP20	
Priključci:	1 x RJ45 Ethernet (na poleđini):	RJ45 - LAN (upravljanje spoljašnji podacima)
	1 x RJ45 Ethernet (spreda):	Samo u svrhe servisiranja
	2 x USB 2.0:	5 V/500 mA (servisiranje i čuvanje podataka)



Napomena

Kada se koristi spoljašnje neprekidno napajanje (UPS), trebalo bi da bude dizajnirano za kapacitet od najmanje 1580 VA i za bezbedan rad tokom vremenskog perioda od najmanje 10 minuta.

Ambijentalni uslovi:

Rad:

Temperatura: +18 °C do +30 °C

Relativna vlažnost vazduha: 20% do 80%, bez kondenzovanja

Podizanje pri radu: do maks. 2000 m iznad nivoa mora

Čuvanje:

Temperatura: +5 °C do +50 °C

Relativna vlažnost vazduha: 10% do 85%, bez kondenzovanja

Transport:

Temperatura: -29 °C do +50 °C

Relativna vlažnost vazduha: 10% do 85%, bez kondenzovanja

Dimenzije i težine:


Dimenzije (širina x dubina x visina): Poklopac, zatvoren: 1354 x 785,5 x 615 mm

Poklopac, otvoren: 1354 x 785,5 x 1060 mm

Težina praznog uređaja (bez pregrade za prenos, reagenasa i dodatnog pribora) 165 kg

Težina punog uređaja (sa pregradom za prenos, reagensima i dodatnim priborom) 215 kg

3.3 Opšti pregled - prikaz spreda

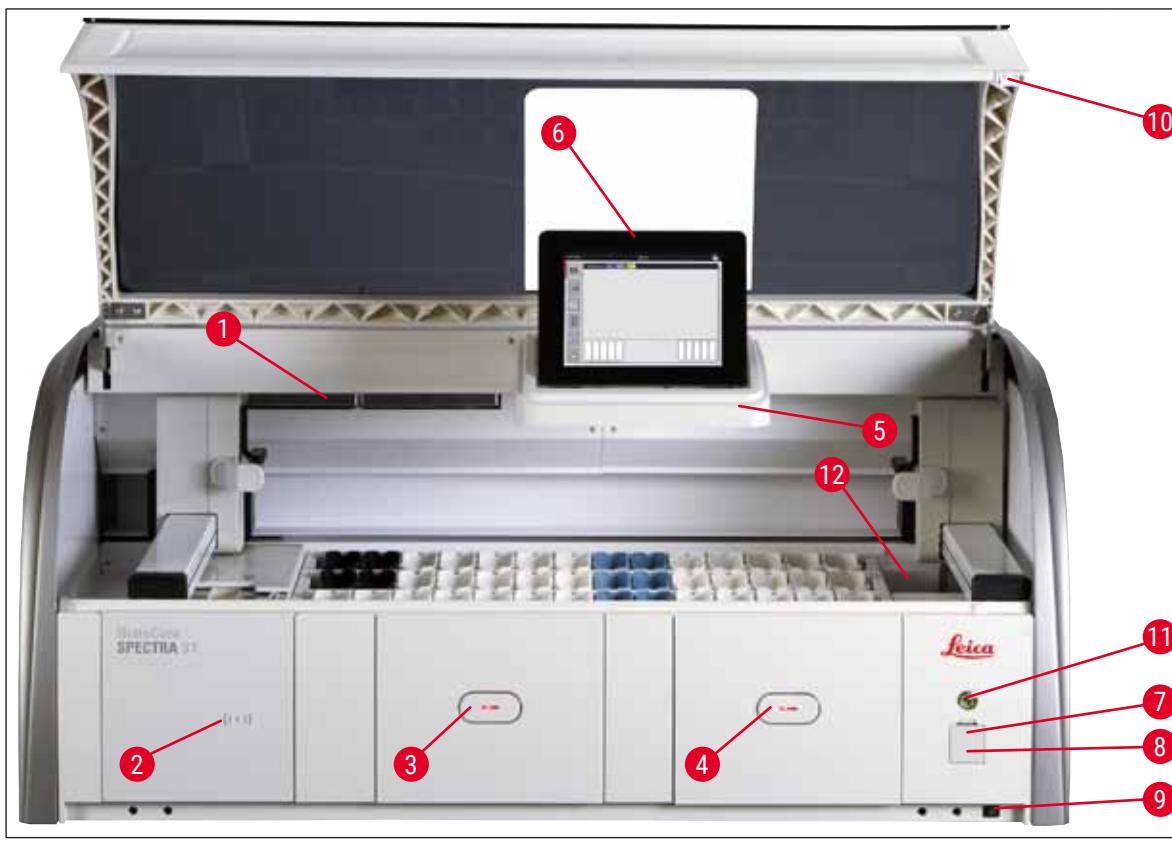

Sl. 1


1	Umetak za filter za aktivni ugljenik	7	USB portovi (2 kom.)
2	Oblast za očitavanje Leica reagenasa	8	Pristup za servisiranje
3	Fioka za postavljanje (uređaj za postavljanje)	9	Prekidač za <u>UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE</u> (<u>prekidač za napajanje</u>)
4	Fioka za uklanjanje (uređaj za uklanjanje)	10	Poklopac
5	Držać ekran sa unutrašnjim osvetljenjem	11	<u>Prekidač za rad</u>
6	Ekran sa korisničkim interfejsom	12	Pregrada za prenos (opcionalno)

**Upozorenje**

- Pristup za servisiranje (→ "Sl. 1-8") mogu da koriste samo serviseri ovlašćeni od strane kompanije Leica!
- Poklopac oblasti za očitavanje (→ "Sl. 1-2") mogu da uklone samo serviseri ovlašćeni od strane kompanije Leica.

3 Komponente uređaja i specifikacije


3.4 Opšti pregled - prikaz poleđine

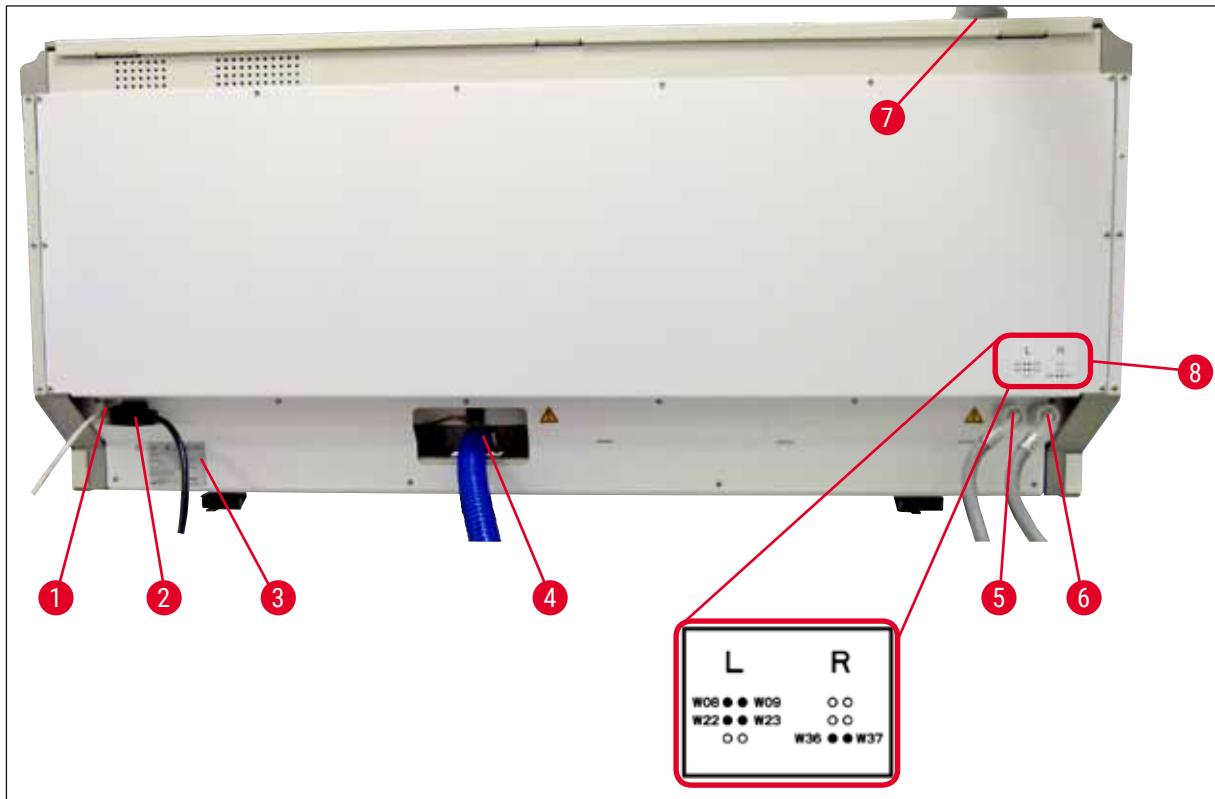

Sl. 2

- 1 Mrežni priključak (daljinska podrška)
- 2 Napajanje
- 3 Natpisna ploča
- 4 Priključak za otpadnu vodu
- 5 Priključak za vodu za ispiranje (grupa od 4)
- 6 Priključak za destilovanu ili za vodu za ispiranje (grupa od 2)
- 7 Priključak za izdvojni vazduh
- 8 Dijagram priključaka za vodu

3.5 Opšti pregled - prikaz unutrašnjosti

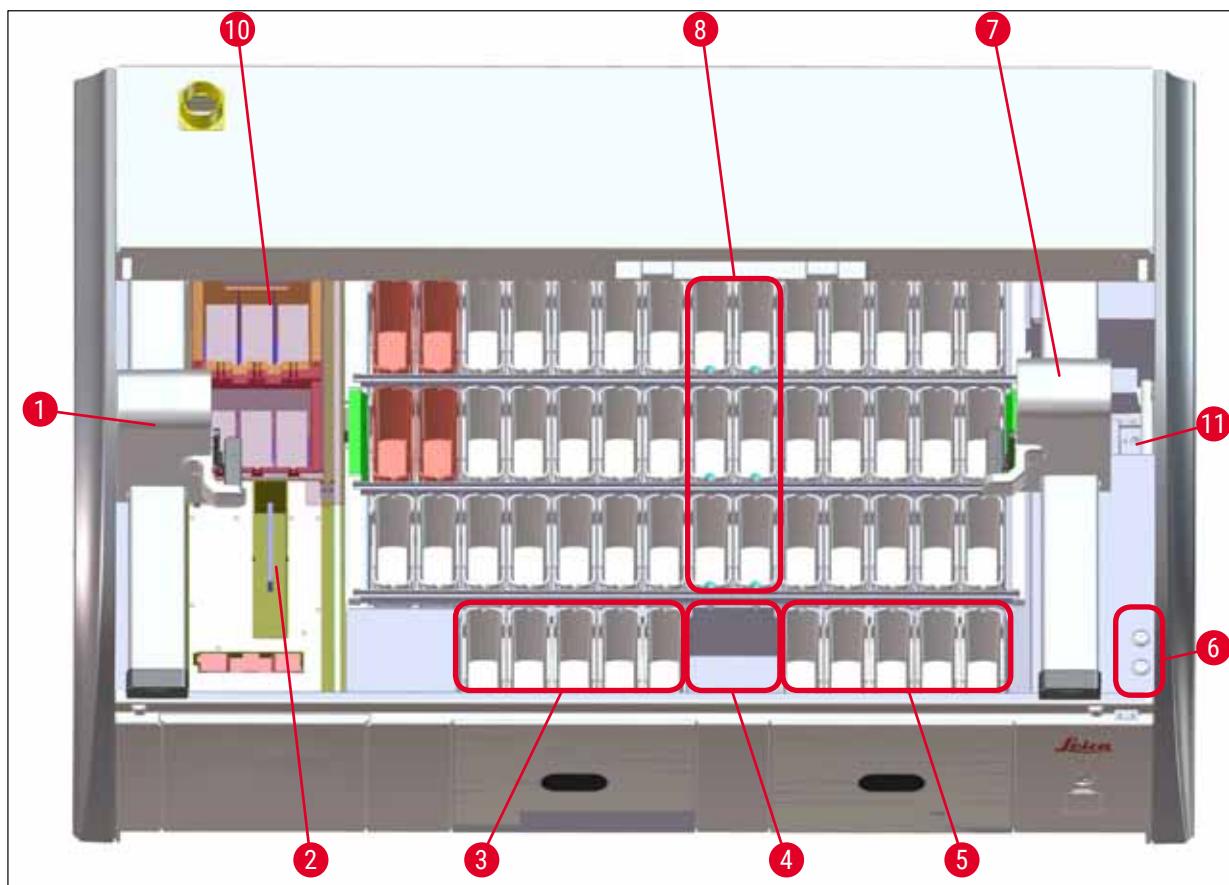

Sl. 3

- 1 Leva transportna poluga
 - 2 Pregrada čitača slajdova sa reagensima
 - 3 Pregrade za postavljanje, 5 kom.
 - 4 Pregrade za suvi prenos, 2 kom.
 - 5 Pregrade za uklanjanje, 5 kom.
 - 6 Držač osigurača, 2 kom.
 - 7 Desna transportna poluga
 - 8 Pregrade za vodu za ispiranje, 6 kom.
-
- 10 Pregrade peći za sušenje, 6 kom.
 - 11 Pregrada za prenos na uređaj HistoCore SPECTRA CV (opciono)

4 Instalacija i pokretanje

4. Instalacija i pokretanje

4.1 Uslovi radnog mesta



Napomena

- Instalaciju i nivisanje, kao deo instalacije uređaja, obavlja isključivo osoblje ovlašćeno od strane kompanije Leica!
- Za podizanje uređaja su potrebne 4 stručne osobe; uhvatite ispod okvira na svim uglovima i jednako ga podignite.

- Pod mora biti bez vibracija i mora biti dovoljno praznog prostora (oko 1,10 m) iznad laboratorijskog stola kako ne bi otvaranje poklopca bilo neometano.
- Korisnik je odgovoran za održavanje kompatibilnog elektromagnetskog okruženja kako bi uređaj mogao da radi kao što je predviđeno.
- Kondenzaciona voda se može formirati u uređaju ako postoji ekstremna razlika u temperaturi između mesta čuvanja i mesta postavljanja i ako je istovremeno vlažnost vazduha visoka. Period čekanja od najmanje dva sata se mora ispoštovati svaki put pre uključivanja. Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do oštećenja uređaja.
- Stabilan, potpuno horizontalan i ravan laboratorijski sto od najmanje 1,40 m širine i 0,80 m dubine.
- Radna površina mora biti ravna i bez vibracija.
- Aspirator za isparenja na maks. 2,0 m rastojanja od uređaja.
- Uredaj je predviđen za rad samo u zatvorenom prostoru.
- Lokacija za rad mora imati dobru ventilaciju. Pored toga, strogo se preporučuje spoljašnji sistem za ekstrakciju izduvnog vazduha.
- Priključak za vodu za ispiranje mora biti dostupan na maksimalnom rastojanju od 2,5 m. Ovaj priključak takođe mora biti lako dostupan nakon instaliranja uređaja.
- Priključak za otpadnu vodu mora biti dostupan na maksimalnom rastojanju od 2 m. Ovaj priključak mora biti povezan na uređaj sa konstantnim nagibom odvodnog creva i dalje od uređaja.



Upozorenje

- Povezanost sa spoljašnjim izduvnim sistemom (strogo preporučljivo), sistem ventilacije tehničke sobe i integrисani izduvni sistem sa filterom aktivnog ugljenika smanjuju koncentraciju isparenja rastvarača u vazduhu u prostoriji. Filteri za aktivan ugljenik se takođe moraju koristiti za povezivanje na spoljašnji izduvni sistem. Postupanje u skladu sa ovim je obavezno.
- Operater uređaja je odgovoran za postupanje u skladu sa ograničenjima na radnom mestu i merama koje su za ovo potrebne, uključujući dokumentaciju.

- **UZEMLJENA UTIČNICA ZA NAPAJANJE** mora biti dostupna na maksimalnom rastojanju od 3 m.

4.2 Priključak za vodu za ispiranje



Napomena

- Postoji opcija izbora između dve varijante za priključak (→ Str. 26 – 4.2.1 Zajednički priključak svih 6 pregrada za vodu za ispiranje). Uređaj se mora programirati za varijantu za priključak koja se koristi (→ Str. 95 – Sl. 73).


Sledeća uputstva za instalaciju se primenjuju na oba tipa priključka:

- Izvadite crevo za dovod vode za ispiranje (→ "Sl. 4-1") iz pakovanja.
- Priključak za dovod vode je prav (→ "Sl. 4-3"), priključak koji ide na uređaj je ugaoni (→ "Sl. 4-4").
- Proverite da li su zaptivni prstenovi (→ "Sl. 4-2") postavljeni na priključak za dovod vode (→ "Sl. 4-3") i na priključak na strani uređaja (→ "Sl. 4-4").



Upozorenje

Crevo se ne može postaviti ako nedostaju zaptivni prstenovi! U ovom slučaju, kontaktirajte odgovornu servisnu organizaciju kompanije Leica.

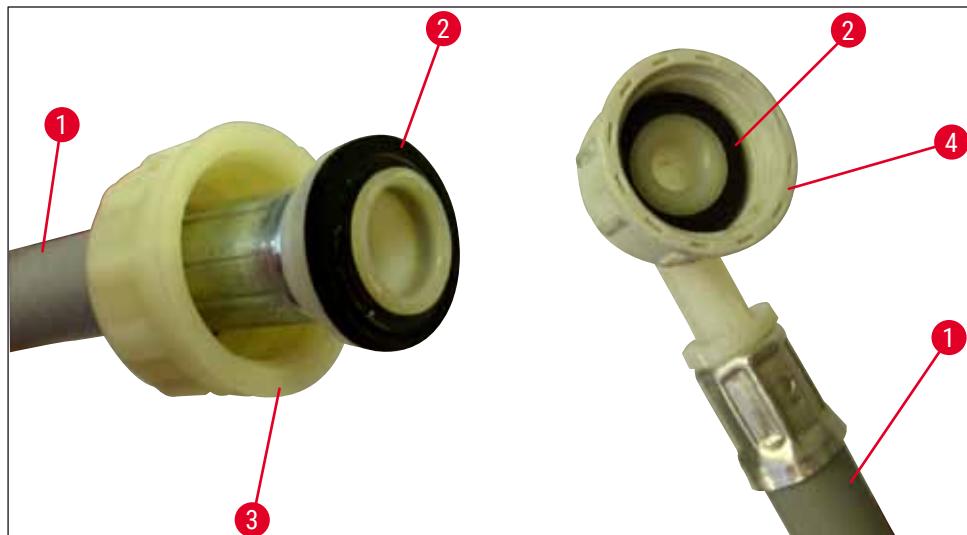

Sl. 4



Upozorenje


Bez obzira na izabranu varijantu priključka (6 pregrada za vodu za ispiranje ili 4 pregrade za vodu za ispiranje i 2 pregrade za dejonizovanu/demineralizovanu vodu), oba dovodna creva uvek moraju biti povezana na uređaj.

Isključite dovod vode tokom pauza u korišćenju uređaja i kada je uređaj isključen.

4 Instalacija i pokretanje

4.2.1 Zajednički priključak svih 6 pregrada za vodu za ispiranje

Ako se sve posude za vodu za ispiranje (6 pregrada za vodu za ispiranje) povezuju na zajednički priključak za vodu za ispiranje, oba dovodna creva (→ "Sl. 5") treba koristiti na prikazani način. Oba priključka za vodu su (→ "Sl. 5-4") povezana na jednu slavinu (→ "Sl. 5-8") pomoću Y-dela:

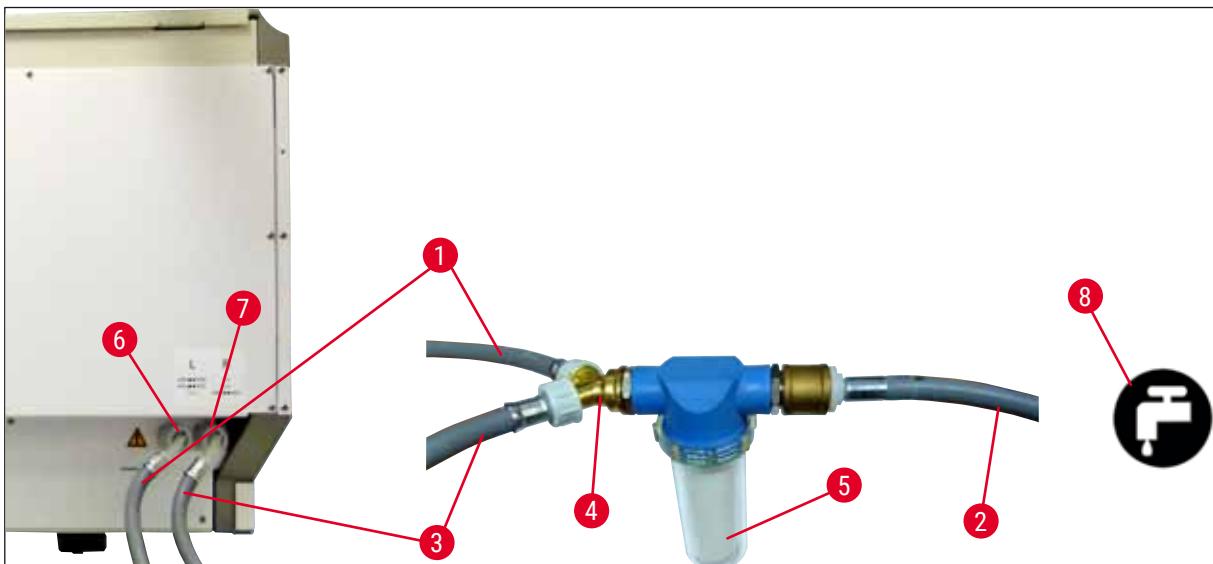


Sl. 5

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Crevo za dovod vode, 1 mm (2,5 m) | Br. narudžbine: 14 0474 32325 |
| 2 | Produžno crevo, 1,5 m | Br. narudžbine: 14 0512 49334 |
| 3 | Crevo za dovod vode, 2 mm (2,5 m) | Br. narudžbine: 14 0474 32325 |
| 4 | Y-spoj | Br. narudžbine: 14 3000 00351 |
| 5 | Kućište filtera | Br. narudžbine: 14 0512 49331 |
| 6 | Priklučak za vodu za ispiranje (grupa od 4) | |
| 7 | Priklučak za destilovanu ili za vodu za ispiranje (grupa od 2) | |
| 8 | Priklučak za vodu za ispiranje u laboratoriji | |

4.2.2 Kombinovani priključak 4+2 pregrada za vodu za ispiranje

Ako se glavni priključak (4 pregrade za vodu za ispiranje) povezuje na svežu vodu, a drugi priključak (2 pregrade za vodu za ispiranje) na dovod u laboratoriji za destilovanu ili desaliniziranu vodu (demineralizovanu vodu), postupite u skladu sa narednim dijagramom priključka:

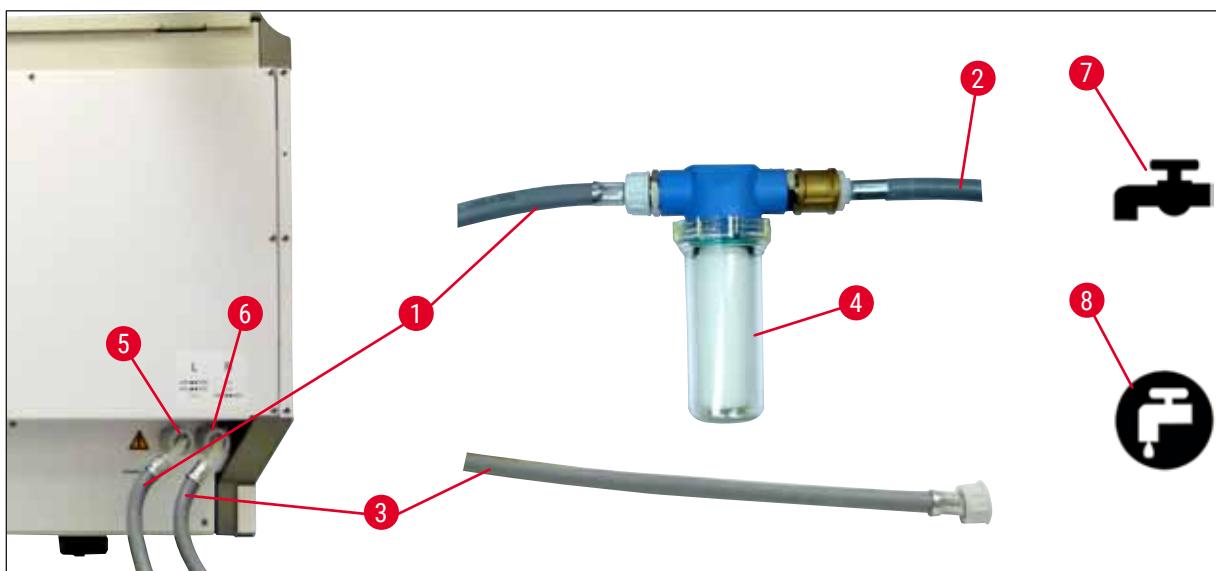

Sl. 6

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Crevo za dovod vode, 1 mm (2,5 m) | Br. narudžbine: 14 0474 32325 |
| 2 | Produžno crevo, 1,5 m | Br. narudžbine: 14 0512 49334 |
| 3 | Crevo za dovod vode, 2 mm (2,5 m) | Br. narudžbine: 14 0474 32325 |
| 4 | Kućište filtera | Br. narudžbine: 14 0512 49331 |
| 5 | Priklučak za vodu za ispiranje (grupa od 4) | |
| 6 | Priklučak za destilovanu ili za vodu za ispiranje (grupa od 2) | |
| 7 | Priklučak za vodu za ispiranje u laboratoriji | |
| 8 | Priklučak za destilovanu/demineralizovanu vodu u laboratoriji | |

**Upozorenje**

Obavezno se mora koristiti pravilan priključak za dovodno crevo (→ "Sl. 2-8")!

4 Instalacija i pokretanje

4.2.3 Priključak za otpadnu vodu




Napomena

Uređaj ima pasivan odliv otpadne vode. Sifon za oticanje u laboratoriji zbog toga mora da se nalazi najmanje 50 cm ispod priključka za otpadnu vodu na uređaju.



Upozorenje

Ovodno crevo (→ "Sl. 7-1") mora imati konstantan nagib i ne sme se podizati.

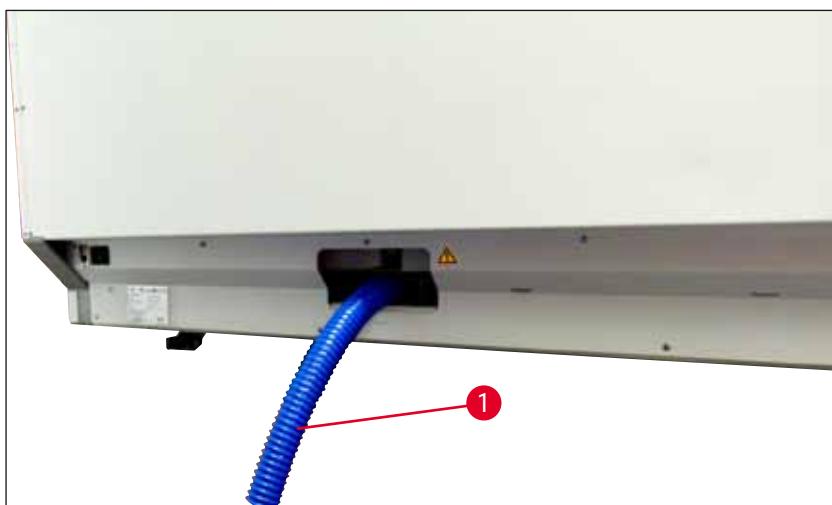

Sl. 7


4.3 Električni priključak




Upozorenje

- Koristite samo dostavljen kabl za napajanje, koji je namenjen za lokalni izvor napajanja.
- Pre povezivanja uređaja na napajanje, vodite računa da prekidač za napajanje na prednjoj desnoj strani uređaja bude na ISKLJUČENOM ("0") položaju.

- Povežite kabl za napajanje ulaznu utičnicu za napajanje na zadnjem panelu uređaja (→ "Sl. 8-1").
- Uključite utikač za napajanje u uzemljenu utičnicu.

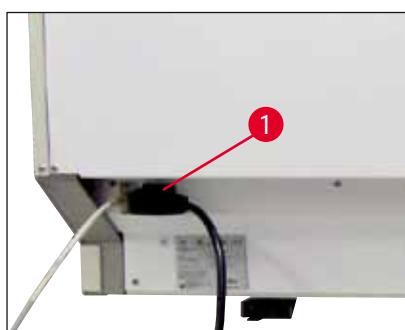

Sl. 8

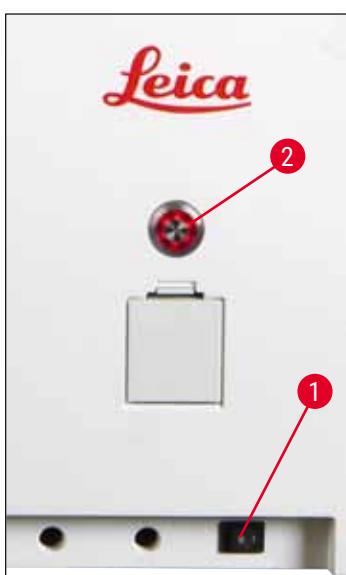


Sl. 9

- Uključite **prekidač za napajanje** (→ "Sl. 9-1").
- Nakon kratkog vremena, **prekidač za rad** svetli narandžasto. Kada softver završi pokretanje, prekidač svetli crveno (→ "Sl. 9-2") i uređaj je u režimu **pripravnosti**.
- Zatim se može rukovati **prekidačem za rad** (→ Str. 31 – 4.5 Uključivanje i isključivanje uređaja).

4.3.1 Korišćenje spoljašnjeg neprekidnog napajanja (UPS)

Prekid procesa ubrizgavanja kontrasta se može izbeći u slučaju privremenog nestanka struje povezivanjem akumulatorskog neprekidnog napajanja (→ "Sl. 10-1") (UPS). UPS treba da omogući izlaz od najmanje 1580 VA u trajanju od 10 minuta. UPS mora biti dizajniran za radni napon na mestu instaliranja. Povezivanje se vrši priključivanjem kabla za napajanje uređaja HistoCore SPECTRA ST na izlaznu utičnicu UPS napajanja. UPS je povezan na utičnicu za napajanje u laboratoriji.

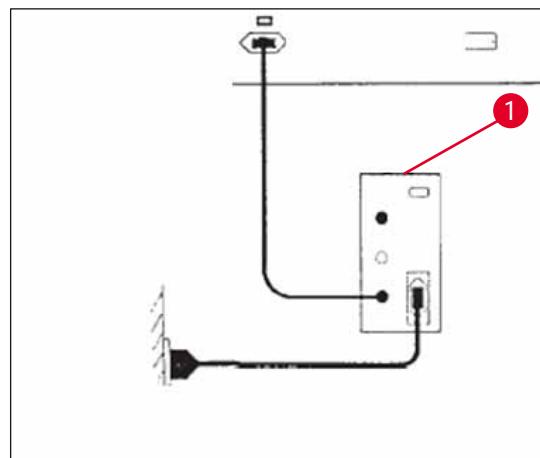

Sl. 10




Upozorenje

UPS kabl za napajanje mora uvek da ostane u utičnici za napajanje u laboratoriji, čak i u slučaju nestanka električne energije. U suprotnom uzemljenje uređaja nije zagarantovano!

4 Instalacija i pokretanje

4.4 Priključak za izduvni vazduh

- » Povežite jedan kraj creva za izduvni vazduh (→ "Sl. 11-1") na izduvni port (→ "Sl. 11-2") na vrhu uređaja. Drugi kraj povežite na uređaj za izduvni vazduh instaliran u laboratoriji.

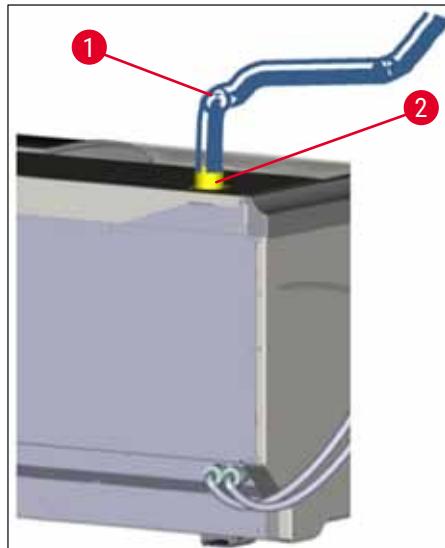

Sl. 11



Upozorenje


- Priključak na spoljašnji sistem za ekstrakciju izduvnog vazduha (strogo preporučljiv) i integrисани izduvни систем са filterom за активни ugljenik smanjuje koncentraciju rastvaračа у vazduhu u prostoriji i mora se koristiti. Posude moraju biti pokrivene kada se uređaj ne koristi kako bi se sprečilo bespotrebno isparavanje reagenasa.
- Vlasnik/operater mora da proveri usklađenost sa graničnim vrednostima radnog mesta kada se završi rad sa opasnim materijalima.

4.5 Uključivanje i isključivanje uređaja



Upozorenje

Uređaj mora biti povezan na uzemljenu utičnicu za napajanje. Za dodatnu zaštitu električnog osigurača, preporučuje se povezivanje uređaja HistoCore SPECTRA ST na utičnicu sa strujnim prekidačem rezidualne struje (RCCB).

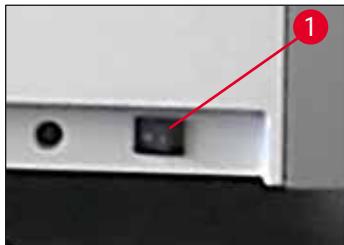

Sl. 12

- Postavite prekidač za napajanje na prednjoj strani na dnu uređaja na položaj **UKLJUČENO** („I“) (→ "Sl. 12-1").



Sl. 13

- Nekoliko sekundi nakon uključivanja prekidača za napajanje, prekidač za rad svetli narandžastom bojom (→ "Sl. 13"). Proces pokretanja softvera se završava kada prekidač za rad svetli crvenom bojom.



Napomena

Pritisakanje prekidača za rad u narandžastoj fazi ne pokreće uređaj.



Sl. 14

- Da biste pokrenuli uređaj, pritisnite crveni trepćući prekidač za rad (→ "Sl. 13"); oglašava se zvučni signal.
- Tokom pokretanja, automatski se vrši provera svih pregrada (skeniranje nivoa napunjenoosti).
- Prekidač za rad svetli zelenom bojom kada je uređaj spreman za pokretanje.
- Nakon završetka faze pokretanja, **Glavni meni** (→ "Sl. 14") se pojavljuje na ekranu.

4 Instalacija i pokretanje

Isključivanje uređaja

- Da biste stavili uređaj u režim pripravnosti (npr. tokom noći), dva puta pritisnite prekidač za rad (→ "Sl. 13"). Zatim svetli crvenom bojom.
- Za čišćenje i održavanje, takođe isključite uređaj preko prekidača za napajanje (→ "Sl. 12-1").



Napomena

Tokom podešavanja uređaja ili ako nisu dodati reagensi, nenapunjene pregrade se identificuju i obeležene su na ekranu (→ Str. 90 – 6.2.2 Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti).




Upozorenje

Ako je korak peći programiran kao prvi korak programa za ubrizgavanje kontrasta, on može biti označen kao "ne može se pokrenuti" nakon uključivanja uređaja, jer peć još nije dostigla radnu temperaturu. Čim se dostigne radna temperatura, prikazuje se da se program može pokrenuti.

5. Rad

5.1 Korisnički interfejs - pregled

Uređaj HistoCore SPECTRA ST je programiran i njime se rukuje putem ekrana osetljivog na dodir u boji. Ako proces ubrizgavanja kontrasta (program) nije u toku, ekran se pojavljuje na sledeći način nakon uključivanja.

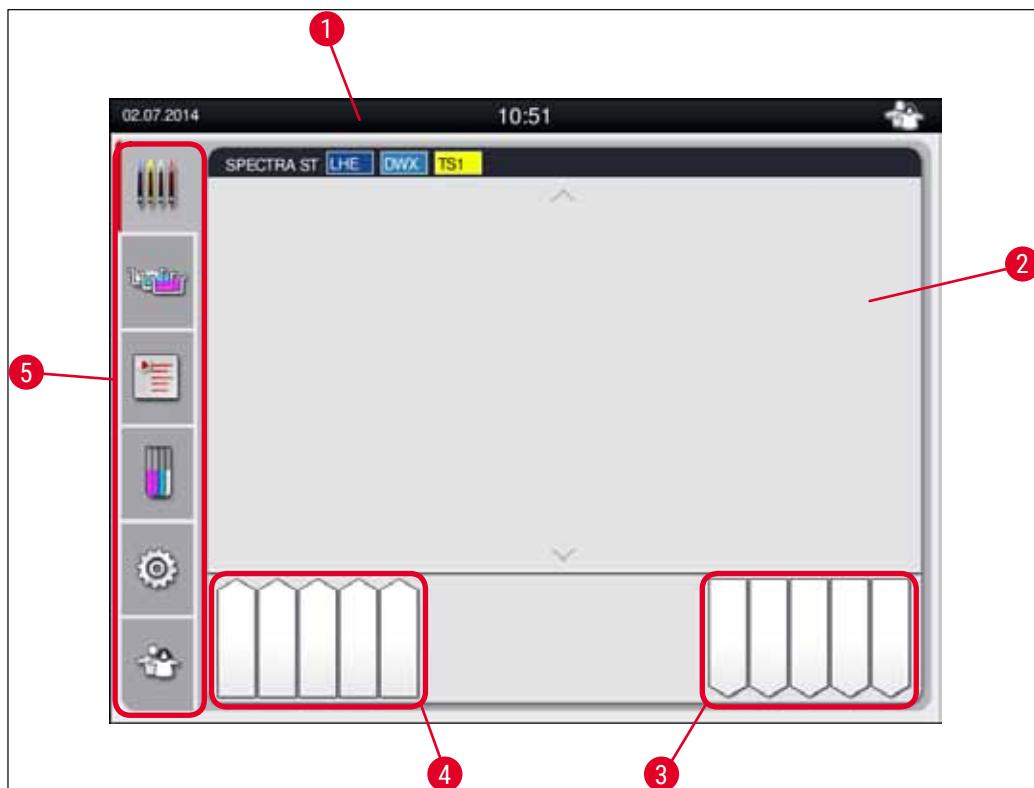


Sl. 15

- 1 Statusna traka
- 2 Prikaz statusa procesa
- 3 Prikaz statusa fioke za uklanjanje
- 4 Prikaz statusa fioke za postavljanje
- 5 Glavni meni ([→ Str. 38 – 5.5 Glavni meni - pregled](#))

5 Rad


5.2 Elementi prikaza statusa

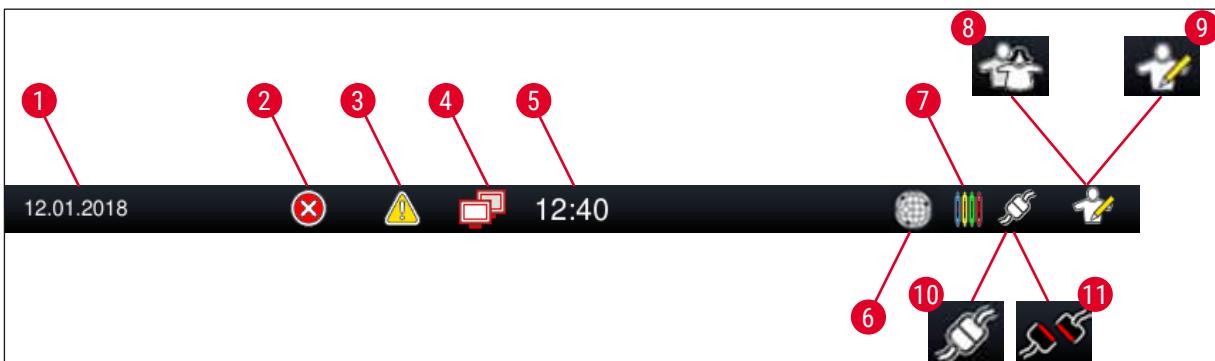

Sl. 16

- 1 Trenutni datum
- 2 Ako se poruke upozorenja ili poruke o grešci prikažu tokom rada, pojavljuje se ovaj simbol upozorenja. Pritisaknjem ovog simbola, moguće je ponovno pregledanje poslednjih 20 aktivnih poruka sa informacijama.
- 3 Ako se upozorenja i napomene prikažu tokom rada, pojavljuje se ovaj simbol za obaveštenje. Pritisaknjem ovog simbola, moguće je ponovno pregledanje poslednjih 20 aktivnih poruka sa informacijama.
- 4 Ovaj simbol pokazuje da je uspostavljena veza sa serverom za daljinsku podršku i da serviser kompanije Leica ima pristup ekranu. Korisnik može ponovo da prekine vezu pritiskanjem ovog simbola.
- 5 Lokalno vreme
- 6 Simbol "Pristup daljinske podrške" pokazuje da je uređaj povezan na servis daljinske podrške kompanije Leica putem mrežne veze.
- 7 Simbol "Proces" pokazuje da su procesi ubrizgavanja kontrasta trenutno aktivni i da se držači mogu i dalje nalaziti u fioci za uklanjanje.
- 8 Ovaj simbol "Korisnik" pokazuje da je uređaj u režimu pripravnosti, koji omogućava pojednostavljen rad uređaja bez lozinke.
- 9 Rad uređaja u "Režimu supervizora" je prikazan ovim simbolom. Ovaj režim omogućava dodatni rad i podešavanje opcija za obučeno osoblje. Pristupanje ovom režimu je zaštićeno lozinkom.
- 10 Uspostavljena je veza između uređaja HistoCore SPECTRA ST i uređaja HistoCore SPECTRA CV.
- 11 Prekinuta je veza između uređaja HistoCore SPECTRA ST i uređaja HistoCore SPECTRA CV.

5.3 Prikaz statusa procesa

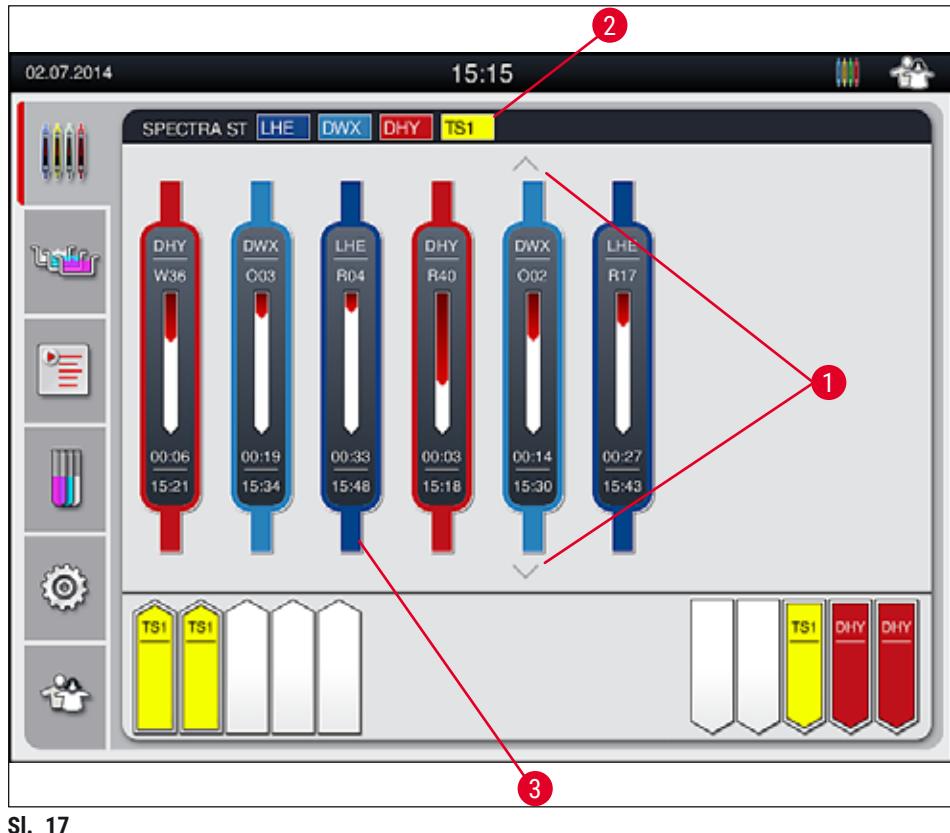

Sl. 17

Glavni prozor (→ "Sl. 17") prikazuje sve držače (→ "Sl. 17-3") koji se nalaze u procesu.



Napomena


Za prikazivanje aktivnog procesa ubrizgavanja kontrasta, gornji deo ručice je simbolično prikazan odgovarajućom bojom (→ "Sl. 17-3"). Ako broj držača u procesu premašuje maksimum koji se može prikazati u glavnom prozoru (maks. 9), možete se vertikalno kretati kroz oblast pomoću (→ "Sl. 17-1") tastera. Ako je jedno od dugmadi osenčeno, onemogućeno je i nema drugih elemenata u toj oblasti koji nisu prikazani.

Naslovna traka glavnog prozora (→ "Sl. 17-2") pokazuje tip uređaja [SPECTRA ST] i navodi programe ubrizgavanja koji se trenutno mogu pokrenuti sa definisanim skraćenicama i bojom dodeljenom držaču.

**Napomena**

Svaki proces ubrizgavanja koji je u toku je ilustrovan simbolom ručice držača. Prikazan je istom bojom kao i stvarna ručica držača. Različite informacije su prikazane na simbolu ručice (→ "Sl. 18").

Ako je HistoCore SPECTRA ST uređaj za ubrizgavanje kontrasta trajno povezan sa robotskim uređajem HistoCore SPECTRA CV za stavljanje pokrovog stakla, oba uređaja se mogu koristiti kao radne stanice. Ovo omogućava kontinuiran radni tok od procesa ubrizgavanja do uklanjanja završenih slajdova sa pokrovnim staklom. Vreme prenosa na uređaj HistoCore SPECTRA CV se tada takođe prikazuje na statusnoj traci procesa (→ "Sl. 18-6").

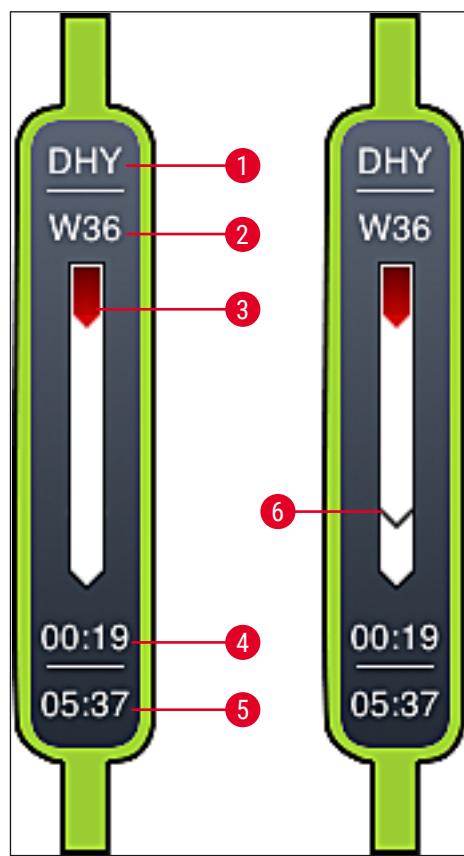

Sl. 18

- 1 Skraćenica za naziv programa
- 2 Trenutni položaj držača na uređaju
- 3 Prikaz napretka celokupnog procesa ubrizgavanja kontrasta
- 4 Procenjeno preostalo vreme za program (hh:mm)
- 5 Stvarno vreme na završetku programa
- 6 Vreme prenosa na robotski uređaj HistoCore SPECTRA CV za postavljanje pokrovog stakla tokom rada u vidu radne stanice (→ Str. 109 – 6.6.5 Rad u funkciji radne stanice)

5.4 Prikazivanje fioka


Donji deo glavnog prozora ilustruje status fioka za postavljanje i uklanjanje.

- Pregrade prikazane strelicom usmerenom ja uređaju (→ "Sl. 19-1") simbolizuju fioku za postavljanje, a pregrade prikazane strelicom usmerenom van uređaja (→ "Sl. 19-2") simbolizuju fioku za uklanjanje, svaka sa pet položaja.
- Odgovarajuća fioka se otvara i zatvara automatski pritiskom na taster za fioku (→ "Sl. 19-3") ili (→ "Sl. 19-4").
- Uređaj automatski prepoznaje ako se držači postave ili uklone kada je fioka zatvorena.
- Držači koji se nalaze u ulaznoj ili foci za uklanjanje su prikazani na ekranu bojom odgovarajuće ručice držača i skraćenicom za dodeljeni program.
- Dostupni položaji su prikazani belom bojom.



Napomena

Fioke za postavljanje i uklanjanje se mogu otvoriti ako dugme za fioku svetli zelenom bojom (→ "Sl. 19-4"). Kada se držači prenose iz fioke za uklanjanje ili u foku za uklanjanje, dugme za odgovarajuću fioku svetli crvenom bojom (→ "Sl. 19-3") i fioka se ne može otvoriti.

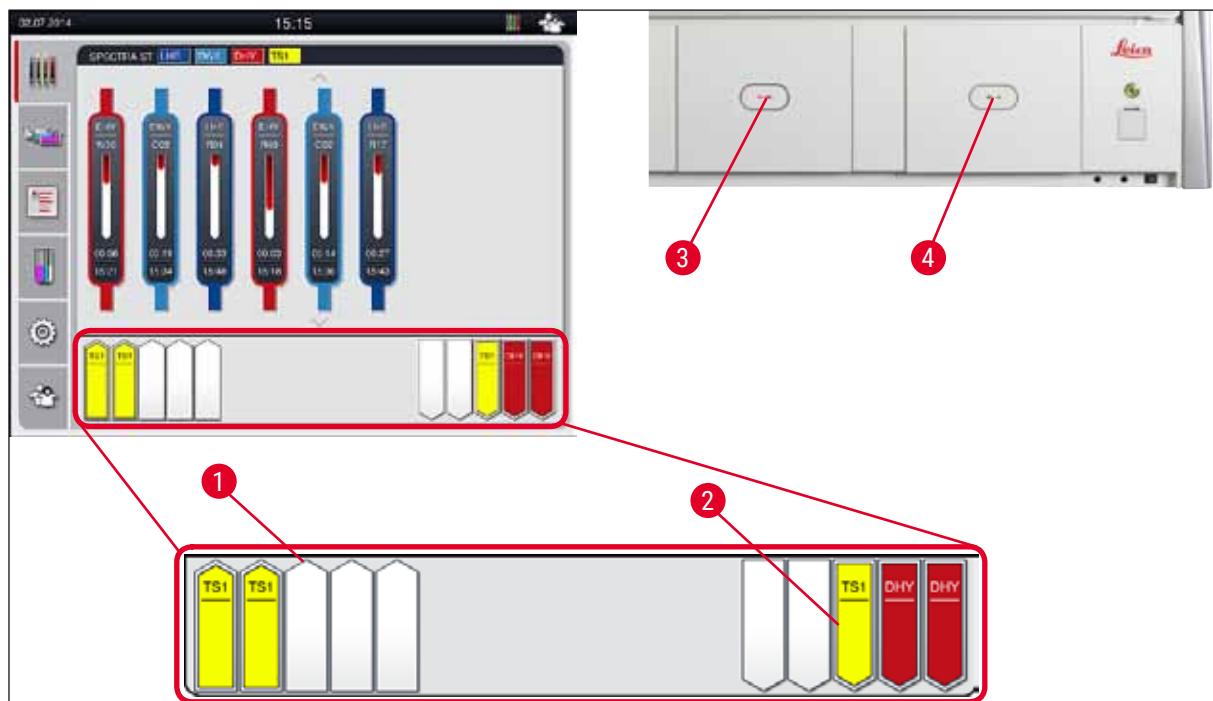

Sl. 19



Upozorenje

Budite oprezni prilikom otvaranja ili zatvaranja fioka. Opasnost od prgnjećenja! Fioke su motorizovane i otvaraju se automatski kada se pritisne dugme. Ne blokirajte raspon za proširenje fioka.

5.5 Glavni meni - pregled

Glavni meni se nalazi na levoj strani displeja (→ "Sl. 15-5"), koji je podeljen kao što je prikazano u nastavku. Ovaj meni je vidljiv u svim podmenijima i omogućava prebacivanje na drugi podmeni u bilo kom trenutku.



Prikaz statusa procesa prikazuje trenutni status svih držača u procesu.
Ovde, odgovarajuća ručica držača se prikazuje simbolom odgovarajuće boje.

Ovaj displej prikazuje standardni prikaz.



Raspored kadica prikazuje pogled odozgo na sve pregrade u uređaju. Pojedinačne pregrade za reagense su prikazane skraćenim nazivima reagenasa, brojevima pregrada i držaćima čija je obrada u toku.



Nakon aktiviranja **Liste programa**, svi programi za ubrizgavanje kontrasta koji su dostupni na uređaju se prikazuju u obliku liste. Meni omogućava ponovni ulazak i promenu programa ubrizgavanja, postavljanje prioriteta i kreiranje rasporeda kadica.



Nakon aktiviranja **Liste reagenasa**, svi prethodno uneti reagensi se prikazuju u obliku liste. Meni omogućava izmenu ili ponovni unos reagenasa za ubrizgavanje kontrasta, npr. za integraciju novih programa za ubrizgavanje. Reagensi se moraju uneti pre kreiranja programa.



Osnovna podešavanja se mogu konfigurisati u meniju **Podešavanja**. Verzija jezika, datum i vreme kao i temperatura peći i drugi parametri se ovde mogu podesiti u skladu sa lokalnim zahtevima.



U meniju **Podešavanja korisnika**, može se podesiti pojedinačna lozinka radi sprečavanja izmena programa i lista reagenasa od strane neovlašćenih osoba (**Režim supervizora**). Ipak, uređaj se može koristiti bez lozinke u **režimu korisnika**.

5.5.1 Tastatura



Napomena

Tastatura se pojavljuje (→ "Sl. 20") za potrebne unose (npr. za kreiranje programa, izmenu programa ili unos lozinke). Njome se rukuje putem ekrana osetljivog na dodir.

Imajte u vidu da prikaz tastature zavisi od konfigurisanog jezika.



Sl. 20

- 1 Naslovna traka
- 2 Polje za unos
- 3 Brisanje poslednjeg unetog znaka
- 4 Potvrda
- 5 Pomeranje kursora nalevo ili nadesno
- 6 Razmak
- 7 Dugme za promenu na posebne znake (→ "Sl. 21")
- 8 Otkazivanje (unosi nisu sačuvani!)
- 9 Velika i mala slova (pritisak na dugme dva puta aktivira velika slova, što se pokazuje time što dugme postaje crveno. Ponovni pritisak ponovo aktivira mala slova.)

5 Rad

Tastatura za posebne znake



Sl. 21

Drugi posebni znaci



Sl. 22

- Da biste uneli poseban znak ili umlaut itd. koji se ne nalazi na tastaturi za posebne znakove ([→ "Sl. 21"](#)), zadržite odgovarajuće normalno dugme na tastaturi.
- Primer: Dug pritisak na standardno dugme **a** otvara druge opcije za biranje ([→ "Sl. 22"](#)).
- Pritiskom izaberite potreban znak na novoj tastaturi u jednoj liniji.



Napomena

Sledeće dužine su primenljive za lozinke i oznake:


- Nazivi reagenasa: maks. 30 znakova/skraćenice za reagense: maks. 10 znakova
- Nazivi programa: maks. 32 znaka/skraćenice za programe: maks. 3 znaka
- Lozinke: min. 4 do maks. 16 znakova

5.6 Podešavanja korisnika



Ovaj meni se može koristiti za konfiguriranje odgovarajućeg nivoa pristupa.
Pravi se razlika između:

- Standardni korisnik
- Supervizora (zaštićeno lozinkom)
- Servisera (zaštićeno lozinkom)

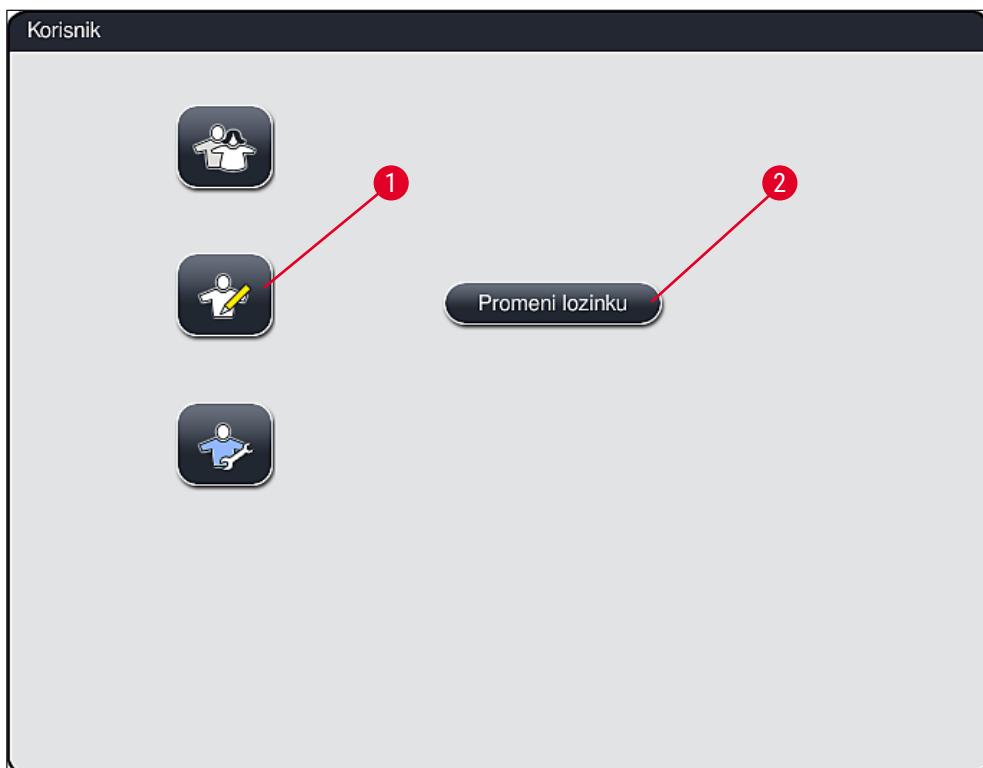

Sl. 23

Standardni korisnik:

Za standardnog korisnika nije potrebna lozinka i on može koristiti potpuno konfigurisan uređaj za sve rutinske primene. Nije moguće da ova grupa korisnika vrši izmene programa i podešavanja.

Supervizor:

Supervizori imaju iste opcije pristupa kao i standardni korisnici, ali takođe mogu da kreiraju programe i obavljaju funkcije podešavanja uređaja. Zbog toga je pristup supervizora zaštićen lozinkom.

Da biste aktivirali režim supervizora, postupite na sledeći način:

1. Pritisnite dugme **Supervizor** (→ "Sl. 23-1").
2. Tada se prikazuje tastatura (→ "Sl. 24"), koja se može koristiti za unos lozinke.
3. Unos se završava pritiskom na **OK** i proverava se validnost unete lozinke.
4. Status trenutnog korisnika se prikazuje odgovarajućim simbolom na statusnoj traci (→ "Sl. 16") u gornjem desnom uglu.



Sl. 24

Napomena

Fabrički konfiguriranu lozinku treba promeniti tokom početnog podešavanja.

Da biste promenili lozinku supervizora, postupite na sledeći način:

1. Da biste promenili lozinku, pritisnite dugme **Promeni lozinku** (→ "Sl. 23-2") i unesite staru lozinku.
2. Zatim, unesite novu lozinku dva puta pomoću tastature i potvrdite pritiskom na **OK**.

Napomena

Lozinka mora imati najmanje 4 znaka, a može imati do 16 znakova.

Serviser:



Serviser može da pristupi sistemskim datotekama i da izvrši osnovna podešavanja i testove.


5.7 Osnovna podešavanja

Napomena

Izmena određenih podešavanja, na primer prilikom podešavanja uređaja prvi put, moguće je samo u režimu supervizora (→ Str. 41 – **Da biste aktivirali režim supervizora, postupite na sledeći način:**).


Pritisom na simbol zupčanika (→ "Sl. 25-1") otvara se meni Podešavanja (→ "Sl. 25"). U ovom meniju se mogu konfigurisati osnovna podešavanja uređaja i softvera.

- Pritisom na simbol (→ "Sl. 25-2"), on je izabran i obeležen crvenom bojom.
- Prozor za odgovarajuća podešavanja se prikazuje u desnom delu ekrana.
- Pojedinačni podmeniji su opisani u nastavku.

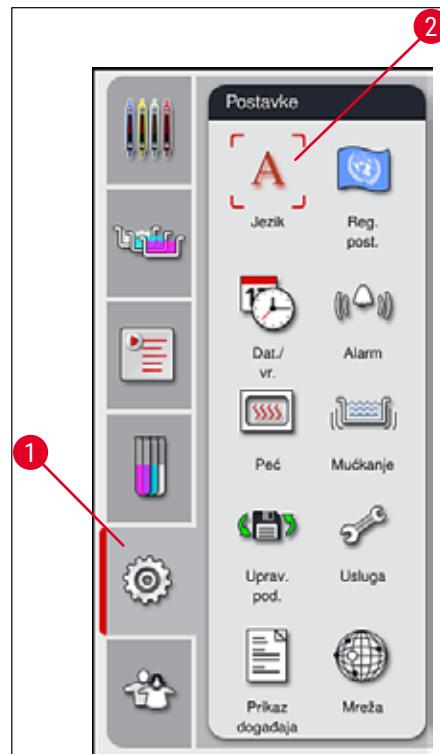

Sl. 25

5.7.1 Podešavanja jezika

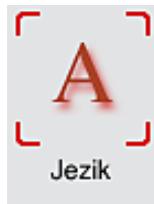

- Meni za biranje jezika se prikazuje pritiskom na simbol za Jezik (→ "Sl. 25-2"). Ovaj meni sadrži pregled svih jezika instaliranih na uređaju i omogućava da bude izabran prikaz na željenom jeziku.

- Izaberite željeni jezik i potvrdite pritiskom na Sačuvaj.
- Prikaz ekrana, poruke sa informacijama i oznake se odmah prikazuju na trenutno konfigurisanom jeziku.



Napomena

Supervizor ili serviser kompanije Leica mogu dodati druge jezike pomoću "Uvezi" (→ Str. 49 – 5.7.7 Upravljanje podacima).

5.7.2 Regionalna podešavanja



Osnovna podešavanja prikaza (→ "Sl. 26") se mogu konfigurisati u ovom meniju.

Jedinica za temperaturu


- Konfigurišite jedinicu za temperaturu (→ "Sl. 26-1") u Celzijusu ili Farenhajtu. Da biste to uradili, postavite klizač na željenu jedinicu.

Format vremena

- Prikaz vremena (→ "Sl. 26-2") se može promeniti iz 24-časovno prikaza na 12-časovni prikaz (a.m. = jutro/p.m. = popodne) pomoću klizača.

Format datuma:

- Konfigurišite prikaz datuma (→ "Sl. 26-3") na međunarodni, ISO ili SAD format pritiskom na odgovarajuće radio dugme pored primera formata.
- Aktivirano podešavanje je označeno crveno ivicom (→ "Sl. 26-4").
- Pritiskom na dugme Sačuvaj se čuvaju podešavanja.

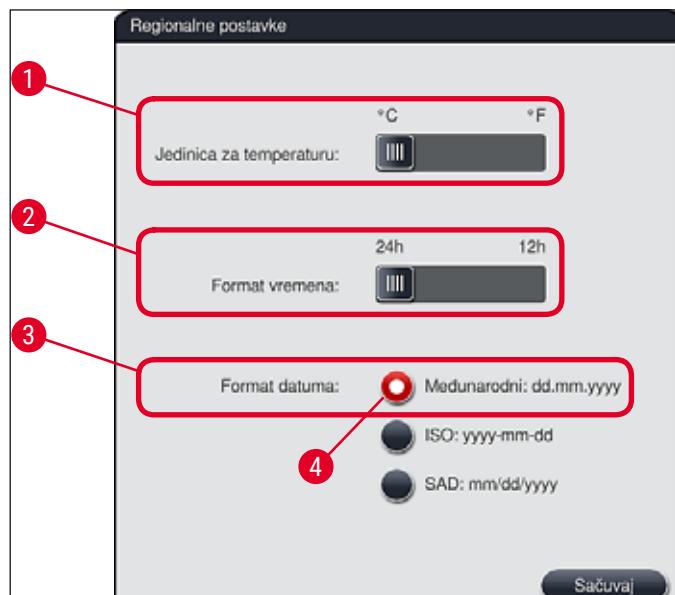

Sl. 26

5.7.3 Datum i vreme



Trenutni datum i lokalno vreme se mogu konfigurisati u ovom meniju (→ "Sl. 27") rotiranjem pojedinačnih valjaka.



Napomena

U 12-časovnom prikazu, a.m. (jutro) i p.m. (veče) se prikazuju kao cifre za sate radi omogućavanja ispravnog podešavanja.

Vreme i datum ne mogu da se razlikuju za više od 24 sata od vremena sistema konfigurisanog u fabrići.

- Pritiskom na dugme **Sačuvaj** se čuvaju podešavanja.



Sl. 27

5.7.4 Meni za tonove alarma – Tonovi greške i signala




Ovaj meni se može koristiti za biranje zvuka alarma i signala, podešavanje jačine i proveru njihove funkcionalnosti (→ "Sl. 28-6").

Trenutno podešavanje zvuka alarma i signala se prikazuje nakon pozivanja menija.

**Upozorenje**

- Nakon pokretanja uređaja, oglašava se zvuk alarma. Ako se ne oglasi, postoji mogućnost da uređaj ne radi. Ovo štiti uzorke i korisnika. U ovom slučaju, kontaktirajte odgovornu servisnu organizaciju kompanije Leica.
- Zvuci akustičnog alarma se ne mogu onemogućiti. Minimalna vrednost koja se može konfigurisati za jačinu je 2. Maksimalna vrednost je 9.

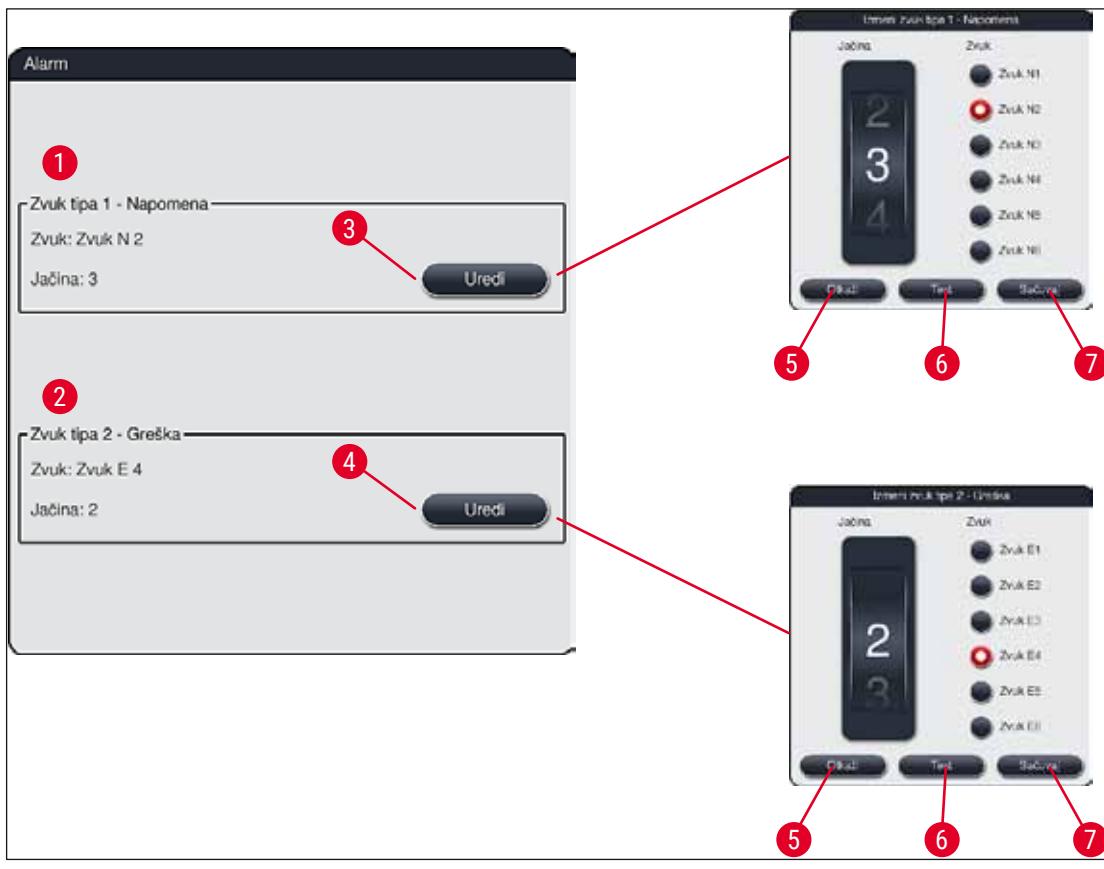

Sl. 28

**Zvuk tipa 1 - Napomena** (\rightarrow "Sl. 28-1")

Zvučni signali se oglašavaju ako se poruke upozorenja ili obaveštenja prikažu na ekranu. Možete birati sa liste od 6 zvukova. Da biste promenili podešavanja, pritisnite dugme Edit (\rightarrow "Sl. 28-3"). Jačina se može podesiti postepeno okretanjem valjka (0 do 9).



Zvuk tipa 2 - Greška (→ "Sl. 28-2")

Zvuci alarma se oglašavaju ako se poruka o grešci prikaže na ekranu. Ovo zahteva trenutnu intervenciju korisnika. Možete birati sa liste od 6 zvukova. Da biste promenili podešavanja, pritisnite dugme **Edit** (→ "Sl. 28-4").

- Podešavanje jačine za zvuke alarma se podešava pomoću valjka **jačina zujalice**. Dostupno je šest različitih zvukova za tipove alarma. Dugme **Test** (→ "Sl. 28-6") se može koristiti za preslušavanje odgovarajućeg zvuka.
- Pritiskom na dugme **Sačuvaj** (→ "Sl. 28-7") se čuvaju podešavanja. Dugme **Otkazi** (→ "Sl. 28-5") se koristi za zatvaranje prozora za biranje bez primene podešavanja.

5.7.5 Podešavanja peći




Temperatura peći i njen režim rada se mogu konfigurisati u meniju za podešavanja peći (→ "Sl. 29"). Trenutna podešavanja peći se prikazuju nakon pozivanja menija.



Upozorenje

Promena temperature peći uvek ima potencijalni uticaj na rezultate ubrizgavanja kontrasta. Temperatura peći koja je previsoka može imati negativan uticaj na uzorak.

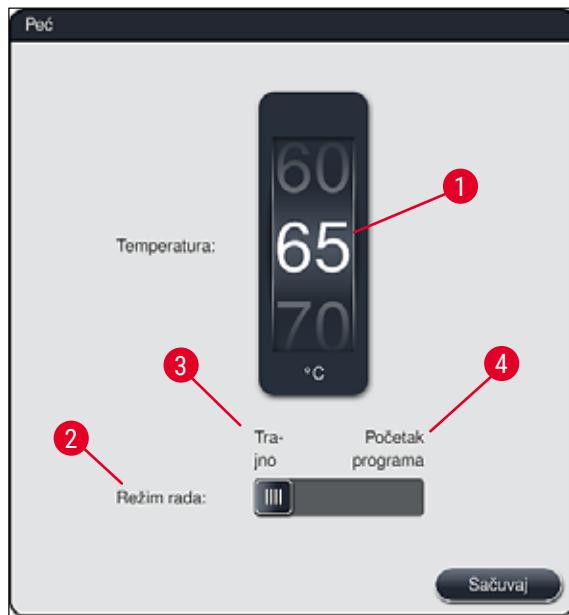

Sl. 29

Temperatura:

Okretanjem valjka (→ "Sl. 29-1") se podešava ciljna temperatura peći od 40 °C do 70 °C u pomacima od po 5 °C.

Režim rada:

Za režim rada (→ "Sl. 29-2"), možete birati između:

- Zagrevanja peći prilikom pokretanja programa (→ "Sl. 29-4") (Početak programa) ili
- Pokretanja peći prilikom uključivanja uređaja (→ "Sl. 29-3") (Trajno).
- Klizač se može postaviti na odgovarajući položaj radi promene podešavanja.
- Podešavanja se čuvaju pritiskom na dugme Sačuvaj.

**Napomena**

- Za čuvanje izmena je potreban režim operatera **Supervizor** koji je zaštićen lozinkom. U jednostavnom korisničkom režimu, dugme **Sačuvaj** je prikazano sivom bojom i neaktivno je.
- Ako su Leica programi za ubrizgavanje kontrasta integrirani u raspored kadica (→ Str. 76 – 5.9.9 **Kreiranje rasporeda kadica**), podešavanje temperature se ne može promeniti. Pogledajte prateće informacije kompleta Leica reagenasa za podrazumevanu temperaturu.

**Upozorenje**

- Preporučujemo korišćenje opcije **Trajno** kao podešavanja kako bi se sprečilo ponavljanje perioda čekanja uzrokovanih zagrevanjem peći.
- Usled ambijentalnih uslova, podešena temperatura peći može povremeno da se razlikuje od postavljene vrednosti za –8 °C do +5 °C. Stoga, postavljena temperatura treba da se na odgovarajući način za posebno osetljive uzorke (npr. smanjivanje postavljenje temperature za 5 °C i produžavanje koraka peći na odgovarajući način).

5.7.6 Brzina pomeranja - pomeranje gore/dole (mućkanje)

U meniju **Mućkanje** (→ "Sl. 30"), podešava se brzina pomeranja gore/dole okvira za držanje držača. Ručice držača su položene na okvir za držanje koji se pomera nagore i nadole tokom procesa ubrizgavanja kontrasta (mućkanje).

Trenutno podešavanje se prikazuje nakon pozivanja menija.

**Napomena**

Mućkanje pomaže u mešanju dodatih reagenasa tokom tekućeg procesa ubrizgavanja. Korisnički režim **Supervizor** koji je zaštićen lozinkom je potreban za podešavanje brzine pomeranja (mućkanja).


Brzina:

Rotiranje valjka **Brzina** (→ "Sl. 30-1") se može koristiti za konfigurisanje frekvencije mučkanja u 5 koraka (0= mučkanje onemogućeno, 5= najveća brzina). Veće vrednosti označavaju veću frekvenciju mučkanja.

Podešavanja se čuvaju pritiskom na dugme **Sačuvaj**.

**Napomena**

- Brzina mučkanja za programe koje definišu korisnici se može promeniti samo ako nije dan potvrđeni Leica program nije aktivran. U ovom slučaju, valjak je prikazan crnom bojom i aktivran je.
- Mučkanje je pretpodešeno (fiksno) za potvrđene Leica programe (vidite uputstvo za upotrebu kompleta Leica reagenasa). Valjak je sive boje i neaktivran.

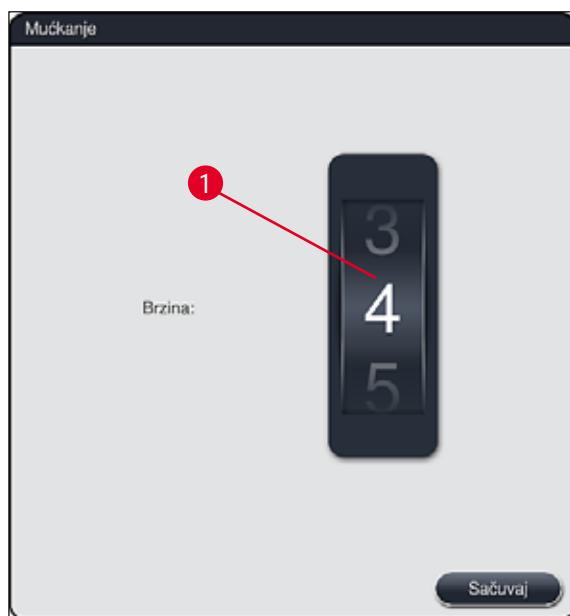

Sl. 30

5.7.7 Upravljanje podacima

U meniju **Upravljanje podacima** (→ "Sl. 31"), podaci, podešavanja i evidencije događaja (datoteke evidencije) se mogu izvoziti i uvoziti. USB stik memorija koja je povezana na jednu od USB utičnica na prednjoj strani uređaja (→ "Sl. 1-7") je potreban za izvoz i uvoz (osim za daljinsko ažuriranje softvera).

**Napomena**

USB stik memorija koja se koristi mora biti formatirana kao FAT32.

Izvoz korisnika ([→ "Sl. 31-1"](#))

Funkcija **Izvoz korisnika** se koristi za čuvanje informacija na povezanoj USB stik memoriji ([→ "Sl. 1-7"](#)):

- **Zip** datoteka sa evidencijama događaja za poslednjih 30 radnih dana i **RMS** informacije u CSV formatu
- Šifrovana **lpkg** datoteka koja sadrži sve programe koje definiše korisnik i listu reagenasa.

**Napomena**

Korisnik ne može da otvori i da pregleda **lpkg** datoteku.



Sl. 31

Programi koje definiše korisnik i lista reagenasa se mogu preneti na drugi uređaj HistoCore SPECTRA ST sa identičnom konfiguracijom preko funkcije **Uvoz** ([→ "Sl. 31-3"](#)).

- Poruka sa informacijom **Izvoz korisničkih podataka...** se prikazuje tokom izvoza podataka.
- Poruka sa informacijom **Izvoz uspešan** pokazuje korisniku da je prenos podataka završen i da se USB stik memorija može bezbedno ukloniti.
- Ako se prikaže poruka sa informacijom **Izvoz neuspešan** došlo je do greške (npr. USB stik memorija je prerano uklonjena). U ovom slučaju, proces izvoza se mora ponovo obaviti.

**Napomena**

Nakon uspešnog podešavanja uređaja, preporučujemo izvoz podataka kako bi im se moglo pristupiti u slučaju da uređaj mora ponovo da se podesi.

Izvoz usluge ([→ "Sl. 31-2"](#))

Funkcija **Izvoz usluge** se koristi za čuvanje **lpkg** datoteke na povezanoj USB stik memoriji ([→ "Sl. 1-7"](#)):

Šifrovana **lpkg** datoteka sadrži prethodno definisan broj evidencija događaja kao i sledeće:

- **RMS** informacije
- Nazive programa koje definiše korisnik
- Podatke o reagensima
- Dodatne podatke u vezi sa servisiranjem



Napomena

Korisnik ne može da otvori i da pregleda **lpkg** datoteku.

- Nakon pritiskanja dugmeta **Izvoz usluge**, pojavljuje se meni za biranje u kom korisnik može da izabere željeni broj evidencija podataka za izvoz (5, 10, 15 ili 30 dana).
- Pritisnite dugme **U redu** da biste potvrdili izbor.
- Poruka sa informacijom **Izvoz servisnih podataka...** se prikazuje tokom trajanja izvoza podataka.
- Poruka sa informacijom **Izvoz uspešan** pokazuje korisniku da je prenos podataka završen i da se USB stik memorija može bezbedno ukloniti.
- Ako se prikaže poruka sa informacijom **Izvoz neuspešan** došlo je do greške (npr. USB stik memorija je prerano uklonjena). U ovom slučaju, proces izvoza se mora ponovo obaviti.

Uvoz (\rightarrow "Sl. 31-3")**Napomena**

- Korisnički režim **Supervizor** koji je zaštićen šifrom je potreban za uvoz.
- Ako jedna ili više datoteka postoji u dijalogu za biranje, možete koristiti naziv datoteke da biste dodelili datum čuvanja i serijski broj uređaja. Izaberite datoteku koju želite da uvezete i pritisnite dugme **U redu** u narednoj poruci sa informacijom na ekranu.
- Softver uređaja vodi računa da se postojeći Leica programi i reagensi ne zamene tokom uvoza podataka (programa i reagenasa). Suvišne skraćenice za programe i reagense, kao i suvišni nazivi reagenasa se automatski zamenjuju odgovarajućom zamenom ili im se zamena dodaje. U slučaju suvišnih boja ručice slajdova za uzorke, boja uvezenog programa se postavlja na belu.

Boja ručice slajda za uzorak:

- Ako se uveze program čija je boja ručice slajda za reagense već dodeljena programu, ova boja se zamenjuje belom prilikom uvoza.

Skraćenica naziva programa:

- Ako se uvozi program koji ima skraćenicu koja se već koristi za postojeći program, softver automatski zamenjuje ovu skraćenicu odgovarajućom zamenom. Naziv precrtanog programa ostaje isti.
- Skraćenica postojećeg programa: PAS
- Promenjena skraćenica uvezenog programa: +01

Naziv reagensa i skraćenica naziva reagensa:

- Ako se uvozi reagens koji ima naziv i/ili skraćenicu koja se već koristi, softver automatski dodaje zmenu ("_?").
- Postojeći naziv reagensa: 100% alkohol-dehid 1 S
- Promenjeni naziv uvezenog reagensa: 100% alkohol-dehid 1 S_?
- Postojeća skraćenica: 100Dhy 1S
- Promenjena skraćenica uvezenog reagensa: 100Dhy 1+01

Uvezeni programi i reagensi se mogu integrisati u raspored kadica čak i zamenama. Kasnije se mogu preimenovati.

**Upozorenje**

Prilikom uvoza podataka sa USB stik memorije, svi programi koje definiše korisnik i reagensi koji su se prethodno nalazili na uređaju se zamenjuju uvezenim podacima. Nije moguće izabrati pojedinačne datoteke za uvoz! Kompanija Leica preporučuje korišćenje ove funkcije samo za uvoz rezervnih kopija ili instaliranje dodatnog uređaja HistoCore SPECTRA ST sa istim parametrima.

Funkcija **Uvoz** omogućava uvoz podataka za šifrovan program i listu reagenasa, dodatne potvrđene Leica programe i dodatne jezičke pakete sa povezane USB stik memorije.

Ovi podaci se takođe mogu koristiti za opremanje drugog uređaja HistoCore SPECTRA ST istim podacima pomoću funkcije Izvoz/Uvoz.

- Da biste ovo uradili, umetnите USB stik memoriju sa prethodno izvezenim podacima u jednu od USB utičnica na prednjoj strani uređaja (\rightarrow "Sl. 1-7").
- Zatim, izaberite funkciju **Uvoz**. Podaci se uvoze.
- Poruka sa informacijom potvrđuje uspešan uvoz podataka.



Upozorenje

Uopšteno, potrebno je kreiranje novog rasporeda kadica kada se koristi funkcija **Uvoz** (i prilikom uvoza novog Leica programa za ubrzgavanje kontrasta). Svim Leica reagensima koji se trenutno nalaze na uređaju će isteći rok upotrebe i moraju se zameniti novim, odgovarajućim kompletom Leica reagenasa.

Ažuriranje softvera (\rightarrow "Sl. 31-4")

Ako su dostupna ažuriranja softvera i dodatni jezički paketi, oni se mogu pokrenuti ili instalirati na sledeći način u korisničkom režimu **Supervizor** ili od strane servisera kog je ovlastila kompanija Leica.

Obavljanje ažuriranja softvera

1. Kopirajte datoteku za ažuriranje softvera na USB stik memoriju formatiranu kao FAT32.
2. Priklučite USB stik memoriju na jedan od dva USB konektora (\rightarrow "Sl. 1-7") na prednjoj strani uređaja.
3. Nakon ovoga, prežite na meni **Upravljanje podacima** i kliknite na opciju **Ažuriranje softvera** (\rightarrow "Sl. 31-4").
4. Ažuriranje softvera je počelo.

✓ Poruka sa informacijom obaveštava korisnika o uspešnom ažuriranju.



Upozorenje

Ako ažuriranje ne može uspešno da se obavi, korisnik dobija obaveštenje o tome. Ako razlog nije očigledan, kontaktirajte odgovornu servisnu organizaciju kompanije Leica.



Napomena

Podešavanja za laboratoriju se ne brišu prilikom ažuriranja softvera za uređaj HistoCore SPECTRA ST. Nakon ažuriranja softvera, mora se proveriti da li uređaj pravilno radi.

Daljinsko ažuriranje softvera (\rightarrow "Sl. 31-5")

Ova funkcija omogućava ažuriranje softvera preko povezane mreže. U ovu svrhu, uređaj se mora integrisati na sistem daljinske podrške kompanije Leica za održavanje i dijagnostiku.

- Nova verzija softvera se automatski učitava čim bude dostupna za ovaj uređaj. Kada se procedura učitavanja završi, dugme (\rightarrow "Sl. 31-5") se prikazuje crnom bojom i aktivno je.
- Pritiskom na dugme **Daljinsko ažur. SW-a** počinje proces automatskog ažuriranja kada je uređaj u stanju mirovanja.




Napomena

- Korisnik se putem poruke sa informacijom obaveštava o dostupnom ažuriranju softvera.
- Softver uređaja HistoCore SPECTRA ST je ažuriran; podešavanja za laboratoriju nisu izbrisana.

5.7.8 Pristup za servisiranje



Ovaj meni ([→ "Sl. 32"](#)) daje pristup serviserima ovlašćenim od strane kompanije Leica tehničkim funkcijama za dijagnostiku i popravke uređaja HistoCore SPECTRA ST.

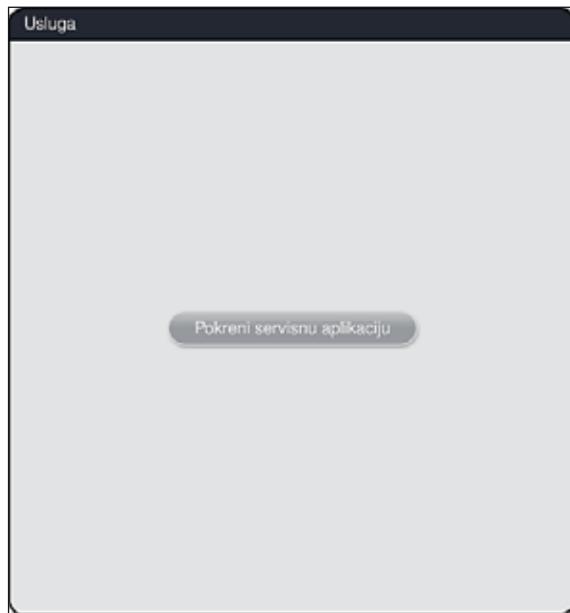


Sl. 32




Napomena

Pristup softveru za servisiranje je zaključan za sve ostale grupe korisnika.

5.7.9 Pregledač događaja

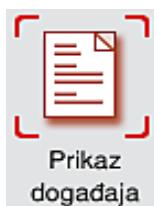

Posebna datoteka evidencije se kreira za svaki dan kada je uređaj uključen. Ova datoteka se može pozvati biranjem datoteke **DailyRunLog** u pregledaču događaja (→ "Sl. 33").

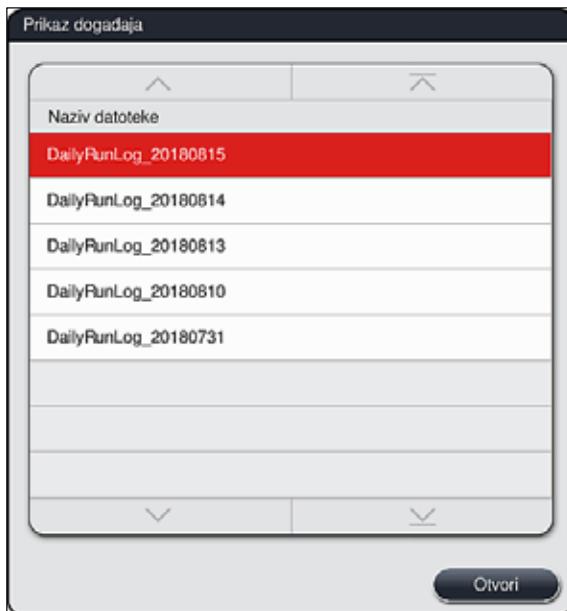

Sl. 33


- U pregledaču događaja, evidencija događaja se može izabrati sa liste dostupnih evidencija i pozvati pritiskom na dugme **Otvori**.



Napomena

Naziv datoteke se dopunjaje dodavanjem odgovarajućeg datuma kreiranja u ISO formatu, što organizovanje čini laksim. Datoteka se kreira na konfigurisanom jeziku.

- Svi unosi događaja počinju vremenskom oznakom (→ "Sl. 34-1"), koja pokazuje datum i vreme kada je unos kreiran.
- Naslovne trake pregledača događaja takođe pokazuju serijski broj (→ "Sl. 34-2") i trenutno instaliranu verziju softvera (→ "Sl. 34-3") uređaja HistoCore SPECTRA ST.
- Možete se kretati nagore i nadole na listi i u datoteci evidencije pomoću strelica (→ "Sl. 34-4"). Pritiskanje levog dugmeta vam omogućava da se krećete kroz pregledač događaja stranu po stranu. Pritiskanje desnog dugmeta vas vodi na početak ili na kraj pregledača događaja.

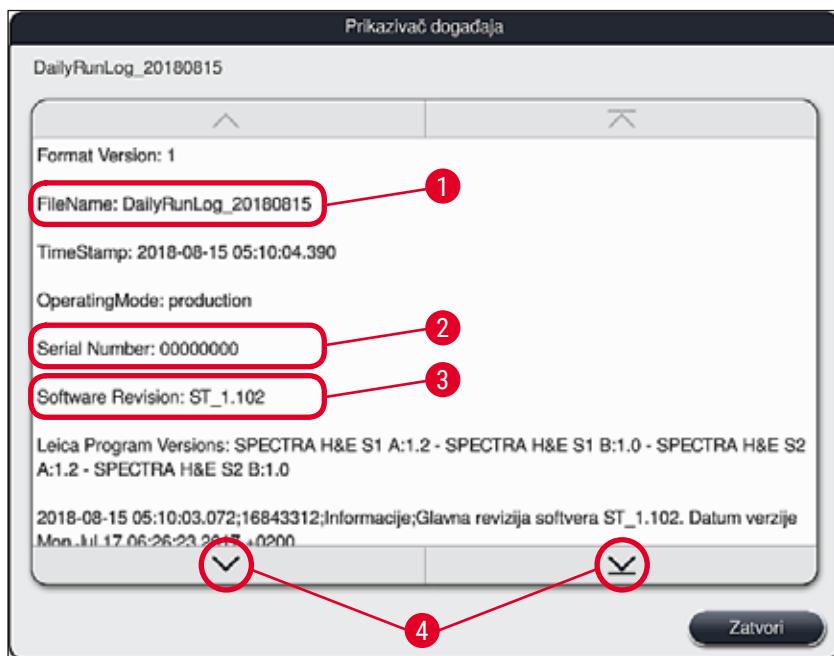

Sl. 34

5.7.10 Mrežna podešavanja



Ovaj meni se može koristiti za konfiguriranje parametara mreže za povezivanje uređaja na mrežu.



Napomena


Servisne organizacije kompanije Leica mogu da pristupe tehničkim podacima uređaja preko servisne mreže (daljinske podrške) u dijagnostičke svrhe i radi instaliranja ažuriranja softvera. Korisnik može da prekine postojeće povezivanje daljinske podrške pritiskom odgovarajućeg simbola (→ "Sl. 16-4").




Upozorenje

- Uredaj se može povezati samo na dostupnu mrežu, na primer tokom početnog instaliranja, od strane servisera kog je ovlastila kompanija Leica u saradnji sa lokalnim IT odeljenjem.
- Daljinska podrška koristi TCP/IP mrežni protokol i, na nivou korisnika, http protokole (128-bitne šifrovane).
- Ako se mrežna veze prekine (npr. ako se ukloni mrežni kabl), onda se uređaj mora isključiti na kontrolisani način (→ Str. 31 – 4.5 Uključivanje i isključivanje uređaja), mrežni kabl mora ponovo da se priključi, a uređaj da se restartuje.

5.8 Lista reagenasa

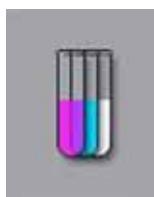

Otvorite listu reagenasa pritiskom na susedno dugme. Ovim se prikazuju svi definisani reagensi abecednim redom.

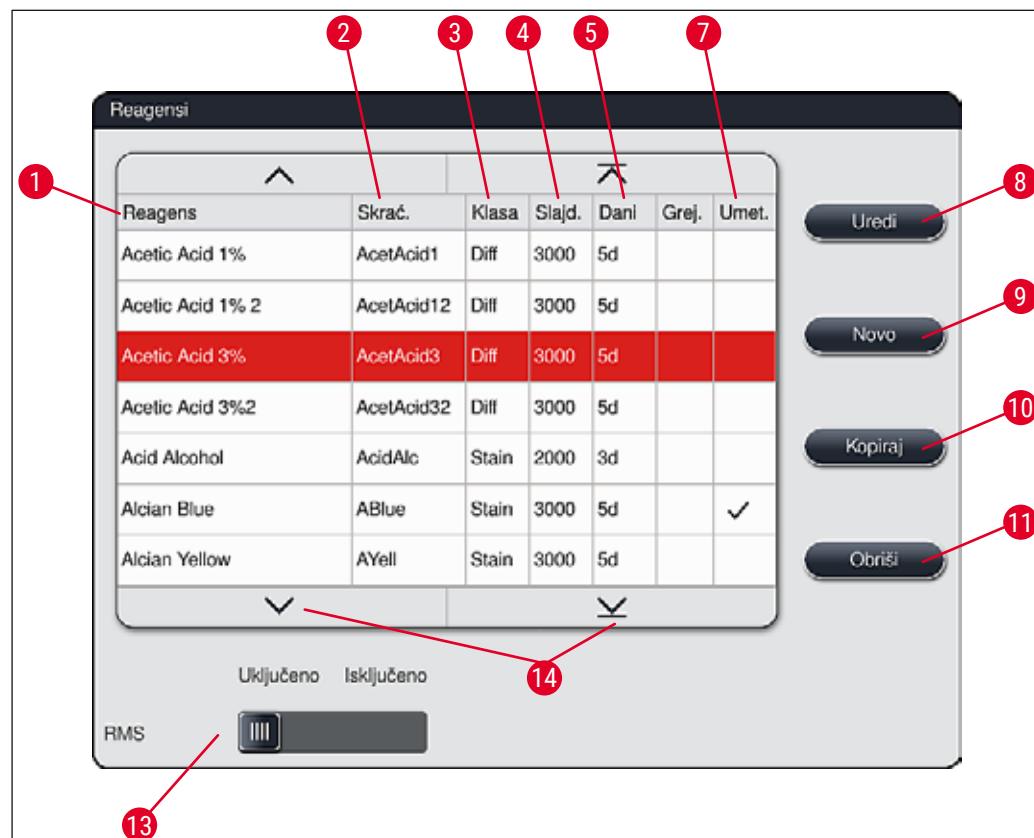

SI. 35

- | | |
|--|--|
| 1 Naziv reagensa | 8 Izmeni izabrani reagens |
| 2 Skraćenica naziva reagensa | 9 Kreiraj novi reagens |
| 3 Klasa procesa | 10 Kopiraj izabrani reagens |
| 4 Maksimalni broj slajdova sa uzorcima | 11 Obriši izabrani reagens |
| 5 Maksimalni period korišćenja | |
| 7 Umetak za posebno ubrizgavanje kontrasta da/ne | 13 Aktiviraj/deaktiviraj RMS |
| | 14 Možete se kretati kroz listu reagenasa pomoću strelica. |

**Napomena**

- Prilikom podešavanja uređaja, lista reagenasa sadrži samo reagense iz predinstaliranih Leica programa.
- Dodatni reagensi se mogu dodati ili se svojstva reagensa mogu izmeniti prema potrebi na listi reagenasa.
- Kreiranje ili izmena reagensa zahteva režim "Supervizor". Status **Korisnik** omogućava samo prikazivanje podataka o reagensima.
- Reagensi koji su integrirani u raspored kadica u aktivnim programima se ne mogu obrisati sa liste reagenasa.

**Upozorenje**

- Klizni prekidač **RMS** : **Uključen – Isključen** (→ "Sl. 35-13") omogućava da se sistem za upravljanje reagensima = **RMS** (→ Str. 91 – 6.3 Sistem za upravljanje reagensima (**RMS**)) uključi ili isključi. Ovaj sistem kontroliše praćenje potrošnje reagensa. Preporučujemo da **RMS** uvek bude uključen, kao i da se poštuju uputstva za zamenu reagensa. Nije moguće isključivanje praćenja reagensa za komplet Leica reagenasa za ubrizgavanje.
- Nepoštovanje propisanih intervala može imati negativan uticaj na kvalitet ubrizgavanja. **RMS** radi pouzdano samo ako korisnik pravilno unapred sačuva podatke.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za rezultate ubrizgavanja kontrasta.
- **RMS** podatke o reagensima koje je potvrdila kompanija Leica i njihove oznake korisnik ne može menjati.

Kreiranje novog reagensa ili kopiranje reagensa**Napomena**

- Novi reagens se može kreirati pomoću dugmadi **Novo** (→ "Sl. 35-9") ili **Kopiraj** (→ "Sl. 35-10").
- Kreiranje, kopiranje ili izmena reagensa zahteva režim "Supervizor". Status **Korisnik** omogućava samo prikazivanje podataka o reagensima.

- Da biste dodali novi reagens na listu reagenasa, pritisnite dugme **Novo** (→ "Sl. 35-9").
- Time se otvara prozor za unos (→ "Sl. 38") za novi reagens koji se kreira.



Sl. 38

Mogu se uneti sledeći parametri:

Naziv reagensa:

- Pritisnite dugme **Naziv reagensa** ([→ "Sl. 38-1"](#)) i koristite tastaturu na ekranu za unos jedinstvenog naziva reagensa koji još nije korišćen. Možete uneti do 30 znakova (uključujući razmak).

Skraćenica:

- Pritisnite dugme **Skraćenica** ([→ "Sl. 38-2"](#)) da biste koristili tastaturu na ekranu za unos jedinstvene skraćenice za reagens koja još nije korišćena (maksimalno 10 znakova, uključujući razmak).

Maks. slajdova:

- Valjak ([→ "Sl. 38-3"](#)) se koristi za konfigurisanje maksimalnog broja slajdova sa uzorcima koji se mogu obraditi sa ovim reagensom pre nego što bude potrebna zamena reagensa. Okretanjem valjaka, dozvoljene su vrednosti između 1 i 3999.

Maks. dana:

- Maksimalan broj dana ([→ "Sl. 38-4"](#)) tokom kojih reagens može da ostane u uređaju se konfiguriše okretanjem valjka. Za unos su dozvoljene vrednosti od 1 do 99.

Umetak:

- Ako posuda za reagens ima umetak za posebno ubrizgavanje kontrasta ([→ Str. 88 – 6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense](#)) kako bi se omogućila manja zapremina reagensa, korišćenje držača je moguće samo za 5 slajdova u ovoj posudi. U tu svrhu, morate podesiti klizni prekidač na **Da** ([→ "Sl. 38-5"](#)).
- Korišćenje držača za 30 slajdova u ovoj posudi je sada onemogućeno.

**Upozorenje**

Korišćenje umetka za posebno ubrizgavanje kontrasta u jednoj ili više posuda za reagense zahteva prebacivanje na položaj **Da**. Ako prekidač nije pravilno postavljen za date posude za reagense, to može uzrokovati da se držač za 30 slajdova koristi u ovoj posudi, što neizbežno vodi do ozbiljne neispravnosti opreme sa mogućim gubitkom uzorka.

Klasa procesa:

- Dodeljivanje reagenasa klasama procesa (→ "Sl. 38-6") (→ Str. 61 – 5.8.3 **Klase procesa**) je obavezno, jer je, zajedno sa prioritizacijom programa, osnovno za automatsko izračunavanje pojedinačnih položaja rasporeda kadica (→ Str. 75 – 5.9.8 **Prioritizacija programa za kreiranje rasporeda kadica**).
- Sačuvajte unose pomoću dugmeta **Sačuvaj** (→ "Sl. 38-7") ili zatvorite prozor za unos pomoću dugmeta **Otkazi** (→ "Sl. 38-8") bez primenjivanja unosa.

**Napomena**

Naknadna promena klase procesa nije više moguća nakon početnog čuvanja. Reagens se može samo obrisati i ponovo kreirati ili kopirati, a zatim promeniti.

5.8.1 Kopiranje reagensa**Napomena**

Ako se reagens sa drugaćnjim parametrima koristi na uređaju HistoCore SPECTRA ST, onda se postojeći reagens može kopirati.

- Izaberite reagens za kopiranje na listi reagenasa (→ "Sl. 35") pritiskom na njega i **pritisnite dugme Kopiraj** (→ "Sl. 35-10").
- Time se otvara prozor za unos (→ "Sl. 38") za novi reagens koji se kreira.
- Primenite predloženi naziv reagensa ili ga zamenite novim nazivom reagensa.
- Predložena skraćenica se može primeniti ili zameniti novom skraćenicom.
- Ako je potrebno, promenite parametre za reagens na odgovarajući način ili primenite postojeće parametre.
- Sačuvajte unose pomoću dugmeta **Sačuvaj** (→ "Sl. 38-7") ili zatvorite prozor za unos pomoću dugmeta **Otkazi** (→ "Sl. 38-8") bez primenjivanja unosa.

5.8.2 Promena RMS podataka za reagens**Napomena**

Ako je potrebno promeniti RMS podatke **RMS** podatke (**Maks. slajdova i/ili Maks. dana**), moraju se obaviti sledeći koraci kako bi se izmenjena podešavanja pravilno prikazala u detaljima pregrade (→ Str. 97 – Sl. 75).


- Izaberite reagens za promenu na listi reagenasa (→ "Sl. 35") pritiskom na njega i pritisnite dugme **Uredi** (→ "Sl. 35-8").
- Pomoću valjaka, postavite nove vrednosti za **Maks. slajdova** (→ "Sl. 38-3") i/ili **Maks. dana** (→ "Sl. 38-4") i primenite promene pomoću dugmeta **Sačuvaj**.
- Pogledajte prateću poruku sa informacijom i potvrdite pritiskom na **U redu**.
- Zatim pozovite raspored kadica i u njemu kliknite na odgovarajuću pregradu za reagense kako biste izabrali pregradu dodirivanjem ekrana.
- U detaljima pregrade koji se pojavljuju, pritisnite dugme **Ažuriraj reagens** (→ "Sl. 75-10").
- Prikaz sa detaljima pregrade se zatvara, a **RMS** podaci su primjenjeni.

5.8.3 Klase procesa



Upozorenje

Klase procesa se moraju pravilno dodeliti, jer u suprotnom postoji opasnost od odlaganja radnog toka u procesima ubrizgavanja kontrasta i odstupanja ili nepravilnih rezultata ubrizgavanja kontrasta.

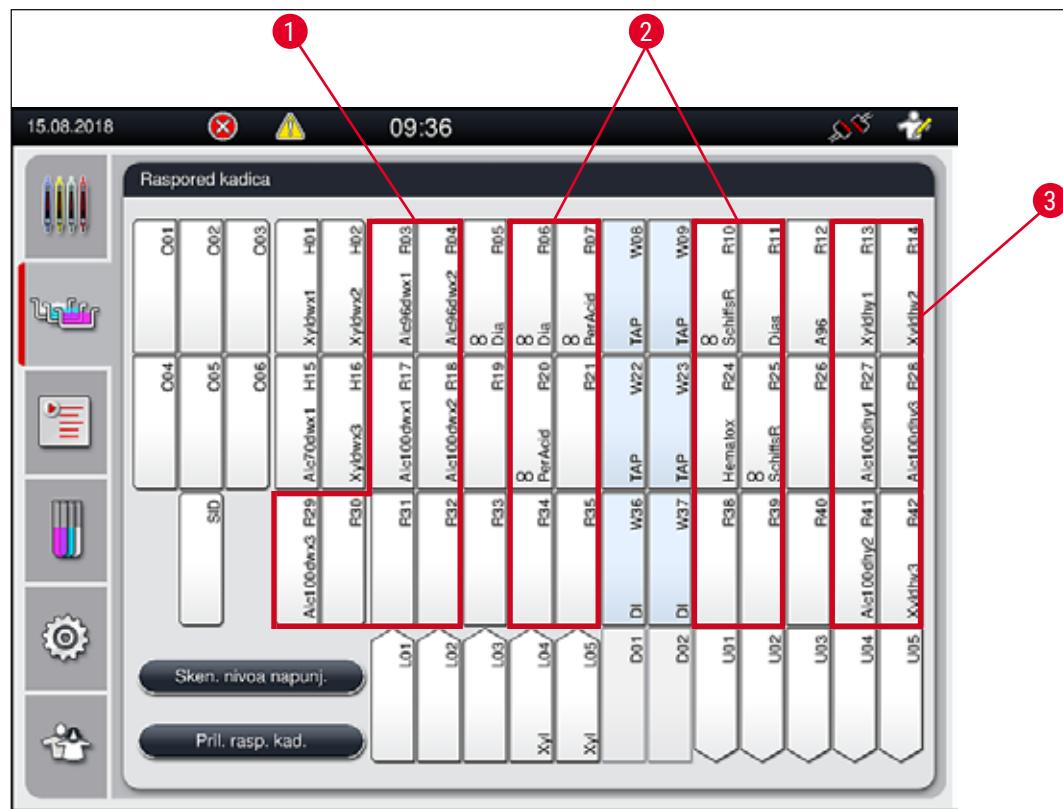

Sl. 39

- Poželjna zona za reagense za devoskiranje je leva strana rasporeda kadica.
- Poželjna zona za rastvore za ubrizgavanje kontrasta ili rastvore za razlikovanje su dva reda sa leve i desne strane pregrada za vodu za ispiranje.
- Poželjna zona za reagense za dehidraciju je desna strana rasporeda kadica.

5 Rad



Napomena

Ne mogu se programirati dva uzastopna koraka sa vodom za ispiranje (korak vode za ispiranje za destilovanu vodu ili obrnuto). Ako se redosled koraka programa pojavljuje na ovaj način, jedan od koraka se mora definisati kao reagens dodeljen klasi procesa (npr. neutralizovanje).

Klase procesa	Opis	Primer reagenasa
Devoskiranje (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none">Rastvarači koji uklanjaju parafin i, nakon ukljanjanja parafina, naredne postepene serije alkohola, na početku programa ubrizgavanja kontrasta.	<ul style="list-style-type: none">KsilenZamena za ksilenOpadajuća serija alkohola: 100%, 95%, 70% alkohol
Neutralizovanje (Neutralizing)	<ul style="list-style-type: none">Reagensi koji imaju malo ili uopšte nemaju uticaj na primenu boje ili razvoj boje i koje imaju skoro neutralnu pH vrednost.Primer: Korak sa destilovanom vodom pre koraka ubrizgavanja kontrasta.	<ul style="list-style-type: none">Destilovana voda (demineralizovana)/sveža voda (ne u pregradama za vodu za ispiranje!)Razređivači sa destilovanom vodomVodeni alkoholni rastvori (npr. 70% etanol)
Ubrizgavanje kontrasta (Staining)	<ul style="list-style-type: none">Rastvori za ubrizgavanje kontrastaDrvenasta bojaOksidirajući agensi (npr. periodična kiselina PAS boje)	<ul style="list-style-type: none">Svi rastvori za ubrizgavanje kontrastaDrvenaste boje i oksidirajući agensi
Razlikovanje (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none">Reagensi koji uklanjaju višak boje sa proizvoda.Reagensi koji su potrebni za razvoj boje ili promenu boje.	<ul style="list-style-type: none">HCl rastvor (alkoholni ili voden)Sirčetna kiselinaAmonijačna vodaSkotova vodaRastvor za plavljjenjePlavi puferLitijum-karbonatAlkoholi (različitim koncentracijama)
Dehidracija (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none">Reagensi rastuće serije alkohola, na kraju programa ubrizgavanja kontrasta.Naredni koraci sa rastvaračima (ksilenom ili zamrenom za ksilen), na kraju programa za ubrizgavanje kontrasta, za pripremu operacije postavljanja pokrovног stakla.	<p>Dehidracija:</p> <ul style="list-style-type: none">Rastuća serija alkohola: 70%, 95%, 100% alkohol <p>Priprema operacije za postavljanje pokrovног stakla:</p> <ul style="list-style-type: none">KsilenZamena za ksilen
Bez klase (no class)	Reagensi koji ne zahtevaju nikakav poseban položaj u rasporedu kadica	



Upozorenje

Sledeće se mora ispoštovati za pripremu operacije postavljanja pokrovног stakla:

- Rastvarač koji se koristi na kraju programa i u narednoj obradi mora biti kompatibilan sa montažnim medijumom.



Napomena

Pravilo dodeljivanje klasa procesa je neophodno kako bi bilo moguće optimalno izračunavanje rasporeda kadica i kako bi se izbegle duge putanje za transport i dugi vremenski periodi.

Osnovna pravila za automatsko kreiranje rasporeda kadica uključuju:

- Prenos iz levog polja posude u desno polje posude treba da se obavi preko pregrade za vodu za ispiranje kad god je moguće.
- Programi koji ne sadrže pregradu sa vodom za ispiranje kao korak, koriste pregradu za suvi prenos za ovaj prenos.
- Reagensi za ubrizgavanje kontrasta koji zahtevaju naredni korak sa vodom za ispiranje su postavljeni pored posuda sa vodom za ispiranje (→ "Sl. 39").
- Reagensi za koje je **bez klase** dodeljeno kao klasa procesa se mogu postaviti na bilo koji položaj tokom automatskog kreiranja rasporeda kadica.
- Umesto dodeljivanja **bez klase**, preporučujemo da dodelite ove reagense klasi procesa **razlikovanje** ili **neutralizacija**, kako bi susedne pregrade u rasporedu kadica mogle da se uračunaju u seriju koraka programa.


5.9 Programi za ubrizgavanje kontrasta



Lista programa za ubrizgavanje kontrasta koji su instalirani na uređaju HistoCore SPECTRA ST se otvara pritiskom na dugme Programi.

Pravi se razlika između dva tipa programa za ubrizgavanje:

- Predinstaliranih Leica programa za ubrizgavanje kontrasta (→ Str. 66 – 5.9.2 [Leica programi za ubrizgavanja kontrasta \(predinstalirani\)](#))
- Programi za ubrizgavanje kontrasta koje definiše korisnik (→ Str. 69 – 5.9.4 [Programi za ubrizgavanje kontrasta koje definiše korisnik](#))

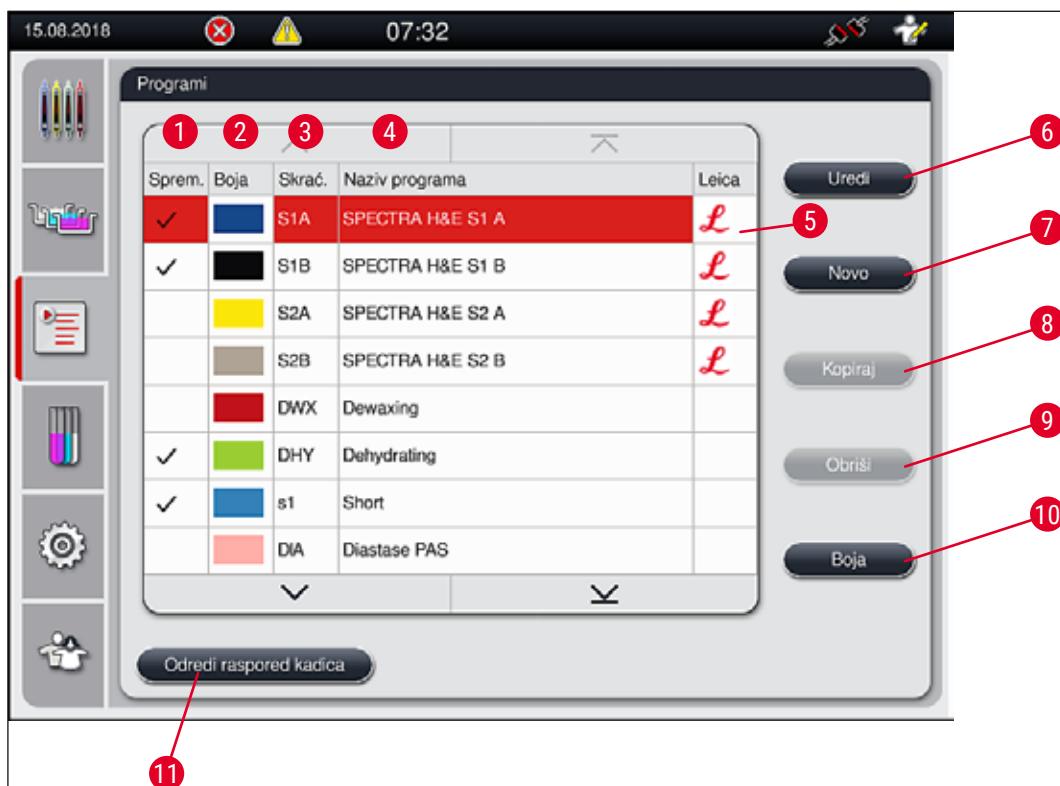

Sl. 40

- 1 Znak za potvrdu u ovoj koloni znači da je program uračunat u trenutni raspored kadica.
- 2 Dodeljena boja programa
- 3 Skraćenica za program
- 4 Naziv programa
- 5 Predinstaliran Leica program
- 6 Izmeni program
- 7 Kreiraj nov program
- 8 Kopiraj izabrani program
- 9 Obriši izabrani program
- 10 Dodeli boju za izabrani program
- 11 Odredi raspored kadica

5.9.1 Dodeljivanje boje ručice držača programu za ubrizgavanje kontrasta



Napomena

Boja ručice držača se mora dodeliti svakom programu.

Dodeljivanje boje ručice držača programima zahteva korisnički status **Supervizor**.

- Da biste dodelili boju ručice držača programu, kliknite na odgovarajući program na listi (→ "Sl. 40") da biste ga izabrali.
- Pritiskom na dugme **Boja** (→ "Sl. 40-10") prikazuje se polje za biranje (→ "Sl. 41") koje omogućava dodeljivanje boje ručice držača zabranom programu.



Sl. 41



Napomena

Sve dostupne boje su prikazane na (→ "Sl. 41"). Ako se unese skraćenica u polje za boju, ova boja je već dodeljena programu.

Ako se izabere već dodeljena boja, pojavljuje se polje za dijalog sa upitom za potvrdu, koji pokazuje da će se postojeće dodeljivanje poništiti. Ovo se može potvrditi pritiskom na dugme **U redu** ili otkazati dugmetom **Otkazi**.

- Izaberite boju koja nije prethodno dodeljena.
- Dugme **Sačuvaj** se koristi za dodeljivanje boje i zatvaranje dijaloga.
- Dugme **Otkazi** se koristi za zatvaranje dijaloga bez primene izmena.



Napomena

Ako nema dovoljno dostupnih ručica držača u jednoj boji, onda se može koristiti ručica držača bele boje, takozvane **DŽOKER** boje.

Prilikom umetanja držača sa belom ručicom, otvara se prozor za biranje programa u kom se boja programa aktivirana u rasporedu kadica mora dodeliti beloj ručici samo za ovaj program.

Nakon završetka programa, ovo dodeljivanje se ponovo gubi.

5.9.2 Leica programi za ubrizgavanja kontrasta (predinstalirani)

Oznake kompleta reagenasa



Napomena

U narednom odeljku, HistoCore SPECTRA ST sistemi za ubrizgavanje kontrasta i programi koje proizvodi kompanija Leica su pojednostavljeni u skladu sa korisničkim interfejsom i nazvani oznakom kompleta Leica reagenasa i Leica programa za ubrizgavanje.

Novi Leica programi za ubrizgavanje kontrasta se mogu dobiti od odgovornog prodavca kompanije Leica.



Upozorenje

Uputstva za upotrebu koja se dostavljaju uz komplete Leica reagenasa sadrže važne detalje u vezi sa pretpodešenim vrednostima, evidencije i potrebne dodatke za raspored kadica i stoga se moraju strogo poštovati. Stoga, uputstva za upotrebu se moraju ispoštovati.

Za uvoz novih Leica programa za ubrizgavanje kontrasta, postupite kao što je opisano u poglavlju ([→ Str. 49 – 5.7.7 Upravljanje podacima](#)). Novi Leica programi se dodaju na postojeću listu programa ([→ Str. 63 – 5.9 Programi za ubrizgavanje kontrasta](#)). Podaci se ne brišu.

- Leica programi za ubrizgavanje kontrasta su predinstalirani u fabrici, a njihove funkcije i svojstva ubrizgavanja su testirani. Oni garantuju konzistentan kvalitet ubrizgavanja za određeni broj slajdova.
- Leica programi za ubrizgavanje kontrasta su obeleženi u poslednjoj koloni kurzivnim natpisom Leica-**L** ([→ "Sl. 40-5"](#)).



Sl. 42



Napomena

- Leica programi za ubrizgavanje kontrasta zahtevaju korišćenje posebnog kompleta Leica reagenasa.
- Leica programi za ubrizgavanje kontrasta se ne mogu kopirati, što znači da se Leica program za ubrizgavanje može uneti na listu programu samo jednom.
- Pojedinačni koraci Leica programa za ubrizgavanje kontrasta se ne mogu prikazati, menjati, kopirati ni brisati.
- Boja ručice držača (→ "Sl. 42-3") se može dodeliti Leica programu za ubrizgavanje kontrasta.
- Ako Leica program za ubrizgavanje kontrasta to omogućava, korak peći se može omogućiti ili onemogućiti u režimu supervizora (→ "Sl. 42-1"), a koraci **Pregrada za uklanjanje ili pregrada za prenos** (→ "Sl. 42-2") se mogu definisati kao poslednji korak. Korak **Pregrada za prenos** se prikazuje samo kada uređaj HistoCore SPECTRA ST radi sa uređajem HistoCore SPECTRA CV kao radnom stanicom.
- Reagensi (npr. ksilen, alkohol) koji se koriste u Leica programu za ubrizgavanje kontrasta se ne mogu obrisati.



Upozorenje

- Ako korak za uklanjanje parafina nije postavljen kao prvi korak Leica programa za ubrizgavanje, onda korak peći (→ "Sl. 42-1") (→ "Sl. 43-1") ne sme biti omogućen, jer se u suprotnom uzorci mogu uništiti!
- Fiksna temperatura peći za Leica programe za ubrizgavanje kontrasta se takođe koristi za programe ubrizgavanja koje definiše korisnik i ne može se pojedinačno prilagođavati.

Instalacija i korišćenje više Leica programe za ubrizgavanje kontrasta



Napomena

Neki Leica programi za ubrizgavanje kontrasta se mogu koristiti paralelno sa različitim podešavanjima (intenzitet ubrizgavanja, korak peći) (→ Str. 68 – 5.9.3 Prilagođavanje Leica H&E programa za ubrizgavanje kontrasta). Ovi programi su dva puta predinstalirani na listi programa (→ "Sl. 40"). Kako bi se ovi dva puta predinstalirani Leica H&E programi za ubrizgavanje kontrasta razlikovali, skraćenice S1A i S1B ili S2A i S2B su prikazane na listi programa. Ovi programi sadrže isti broj koraka. Ako su dva identična programa integrisana u raspored kadica, dva identična Leica kompleta za ubrizgavanje kontrasta se takođe moraju skenirati i napuniti.

5.9.3 Prilagođavanje Leica H&E programa za ubrizgavanje kontrasta



Napomena

- Kod Leica H&E programa za ubrizgavanje kontrasta, intenzitet ubrizgavanja se može podešiti za hematoksilin i eozin u režimu supervizora. Drugi Leica programi za ubrizgavanje kontrasta ne dozvoljavaju nikakva podešavanja intenziteta ubrizgavanja.
- Ako Leica program za ubrizgavanje kontrasta to omogućava, korak peći se može omogućiti ili onemogućiti (→ "Sl. 43-1").
- Za Leica programe za ubrizgavanje kontrasta, prenos na povezani robotski uređaj za postavljanje pokrovnog stakla HistoCore SPECTRA CV se može izabrati kao poslednji korak biranjem opcije **Pregrada za prenos** (→ "Sl. 43-4") ili opcije **Uređaj za uklanjanje za postavljanje držača** na koji je već ubrizgan kontrast u fioku za uklanjanje (→ "Sl. 43-3").
- Podešavanja i izmene Leica programa za ubrizgavanje kontrasta i programa za ubrizgavanje koje definiše korisnik se mogu konfigurisati samo ako nema aktivnih proces ubrizgavanja i ako su svi držači uklonjeni sa uređaja.



Sl. 43



Upozorenje

Nakon što korisnik podeši intenzitet ubrizgavanja, rezultati ubrizgavanja kontrasta se moraju proveriti sa kontrolnim slajdom, koji sadrži reprezentativne isečke tkiva pre korišćenja podešavanja za uzorke pacijenta za kliničku dijagnostiku.

Izaberite Leica program na listi programa i pritisnite dugme **Uredi** (→ "Sl. 40-6"). Otvara se prozor za dijalog u kom se mogu konfigurisati podešavanja.

- Vrednosti intenziteta ubrizgavanja se mogu podešiti okretanjem valjaka (→ "Sl. 43-2"). Manje numeričke vrednosti uzrokuju svetlijii intenzitet ubrizgavanja kontrasta; veće numeričke vrednosti uzrokuju tamniji intenzitet ubrizgavanja.

- Boja ručice se mora dodeliti programu (→ Str. 65 – 5.9.1 Dodeljivanje boje ručice držača programu za ubrizgavanje kontrasta).
- Koristite dugme **Saćuvaj** da biste sačuvali podešavanja i zatvorili dijalog.
- Koristite dugme **Otkazi** da biste zatvorili dijalog bez čuvanja izmena.

5.9.4 Programi za ubrizgavanje kontrasta koje definiše korisnik



Upozorenje

- Kompanija Leica ne može da obezbedi ni testiranje ni garanciju za programe koje definiše korisnik.
- Korisnik mora da obavi testiranje ovih programa za ubrizgavanje kontrasta pomoću odgovarajućih reagenasa i podešenih temperatura u laboratoriji. Da bi to uradio, rezultat ubrizgavanja mora da se proveri sa ciklusom uzorka (probni rezovi) pre korišćenja programa za uzorce pacijenata za kliničku dijagnostiku.



Napomena

Novi program se može kreirati pomoću dugmadi **Novo** (→ "Sl. 44-1") ili **Kopiraj** (→ "Sl. 44-2"). Kreiranje, kopiranje ili izmena programa zahteva režim "Supervizor". Status Korisnik omogućava samo prikazivanje koraka programa.

5.9.5 Kreiranje ili kopiranje novog programa za ubrizgavanje kontrasta

- Pritisnite dugme **Novo** (→ "Sl. 44-1") na prikazu liste programa.



Sl. 44

5 Rad

- Otvara se prozor za novi program (→ "Sl. 45").



Sl. 45

Dva prazna dugmeta se prikazuju u gornjem delu ovog prozora. Predviđena su za naziv programa i skraćenicu.

- Pritisnite dugme _ iza oznake **Naziv programa:** (→ "Sl. 45-4"). Pojavljuje se maska za unos sa tastaturom.
- Unesite naziv programa i примените ga pritiskom na dugme **U redu.**


Postupite kao što je prethodno opisano za unos **skraćenice** (→ "Sl. 45-5").



Napomena

Za kreiranje novog programa za ubrzgavanje kontrasta, više koraka programa se uzastopno dodaje programu.

Imajte u vidu: Programi koje definiše korisnik se ne mogu sačuvati sa oznakom **SPECTRA** kao nazivom programa. Poruka sa informacijom o ovome obaveštava korisnika pri pokušaju čuvanja. Čuvanje je moguće samo nakon unosa drugačijeg naziva programa.

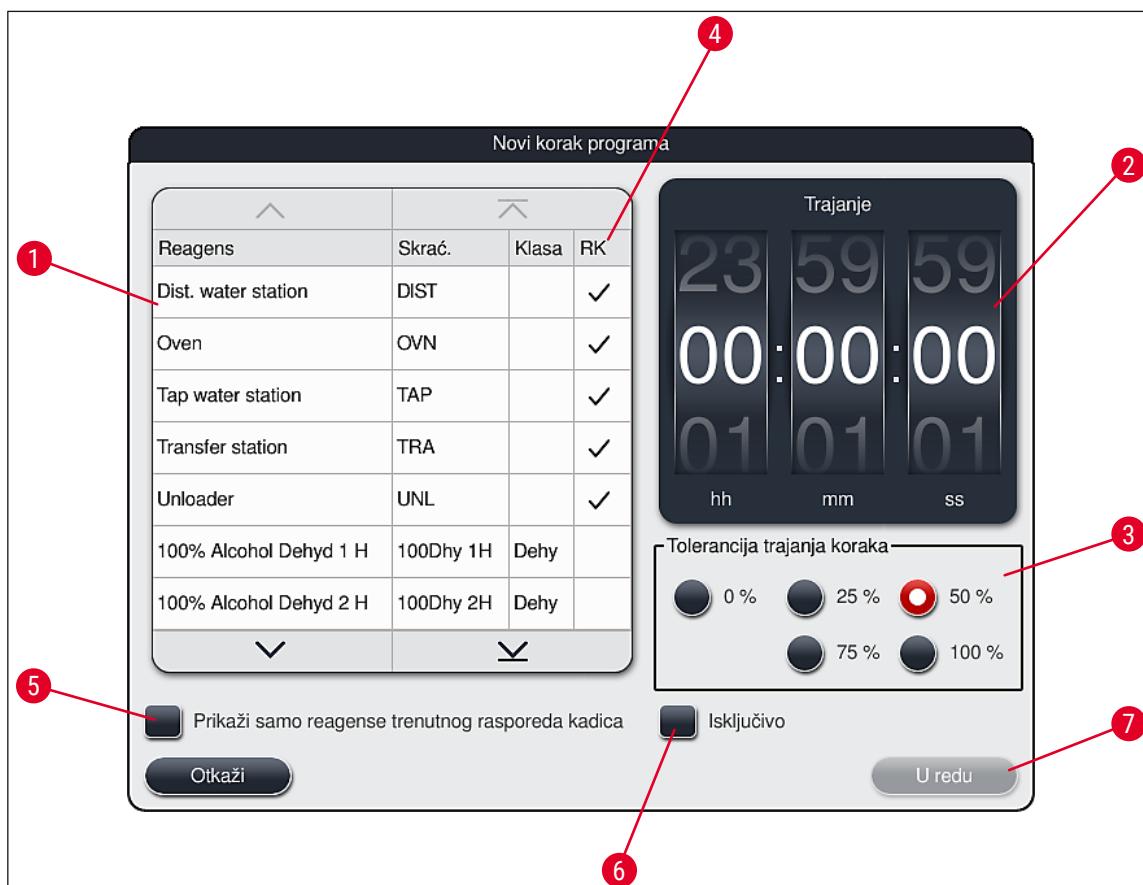

Sl. 46

- Nakon kreiranja novog programa, pritisnite dugme **Novo** (→ "Sl. 45-1").
- Otvara se prozor za definisanje koraka programa (→ "Sl. 46").
- Reagensi koje je korisnik već prethodno definisao su navedeni u oblasti na levoj strani (→ "Sl. 46-1"). Kliknite na reagens da biste ga izabrali.
- Okretanjem valjaka (→ "Sl. 46-2") u oblasti na desnoj strani definiše se vreme reakcije (hh/mm/ss) uzoraka u reagensu.
- Validan raspon podešavanja ide od 1 sekunde do 23 sata 59 minuta i 59 sekundi.
- Ovde se konfiguriše dozvoljena **Tolerancija** (→ "Sl. 46-3") koraka. Ako je potreban precizan korak programa koji ne dozvoljava nikakvo vremensko produžavanje propisanog vremena, mora biti izabrana tolerancija od 0%. Tolerancija se može izabrati u pomacima od 25% do maksimalnog produžavanja od 100%, tj. uređaj može da produži korak za do dva puta veće konfigurisano vreme ako je potrebno.



Napomena

Trajanje pojedinačnih koraka programa se sastoji od vremena programiranog koraka plus konfigurisane tolerancije. Ako su konfiguracije tolerancije za korak programa > 0%, vreme za preostale pregrade i očekivano preostalo vreme za program može da se produži.

Kopiranje programa



Napomena

Ako želite da koristite postojeći program sa drugim parametrima, tada se program može kopirati.

- Izaberite program za kopiranje na listi (→ "Sl. 44") pritiskom na njega i pritisnite dugme **Kopiraj** (→ "Sl. 44-2").
- Time se otvara prozor za unos (→ "Sl. 45") za novi program koji se kreira.
- Primenite predloženi naziv programa ili ga zamenite novim nazivom programa.
- Zatim, unesite skraćenicu.
- Ako je potrebno, promenite/uredite pojedinačne korake programa ili dodajte nove korake programa (→ "Sl. 45-1") (→ Str. 72 – 5.9.6 Unos ili kopiranje novog koraka programa).
- Sačuvajte unose pomoću dugmeta **Saćuvaj** (→ "Sl. 45-2") ili zatvorite prozor za unos pomoću dugmeta **Otkazi** (→ "Sl. 45-3") bez primenjivanja unosa.

5.9.6 Unos ili kopiranje novog koraka programa

Unos novog koraka programa



Napomena

Preporučuje se podešavanje visoke vremenske tolerancije ako se ne očekuju negativni uticaji na rezultate ubrizgavanja kontrasta. Ovo uređaju daje više prostora za sinhronizovanje koraka više programa koji su istovremeno u toku.


- Ako se znak za potvrdu nalazi u koloni RK (→ "Sl. 46-4"), to znači da je reagens već integrisan u raspored kadica.
- Da biste ograničili prikaz na reagense koji se već aktivno koriste u rasporedu kadica, aktivirajte radio dugme **Prikaži samo reagense trenutnog rasporeda kadica** (→ "Sl. 46-5").
- Ako je polje za potvrdu **Isključivo** (→ "Sl. 46-6") aktivirano, izabrani reagens se može koristiti samo u kreiranom programu i nije dostupan ni za jedan drugi program.
- Unos koraka programa se završava pritiskom na dugme **U redu** (→ "Sl. 46-7").
- U zavisnosti od potrebe, drugi koraci programa se mogu dodati na isti način sve dok svi koraci procesa ubrizgavanja kontrasta ne budu ilustrovani u programu.



Napomena

Program mora uvek da se zaključi poslednjim korak ciljne pregrade. Kao poslednji korak, fioka za uklanjanje ili, u slučaju kada je uređaj HistoCore SPECTRA ST trajno povezan kao radna stanica sa uređajem HistoCore SPECTRA CV, pregrada za prenos moraju biti izabrane.

Poruka upozorenja ([→ "Sl. 47"](#)) pokazuje da nije moguće sačuvati program bez definisanja ciljne pregrade kao finalnog koraka.

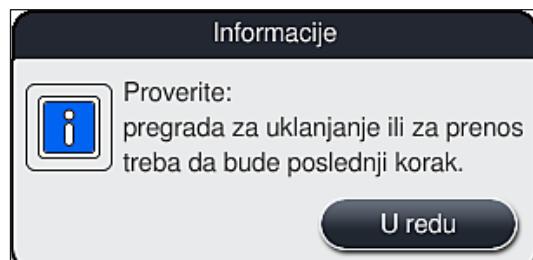

Sl. 47

Kopiranje koraka programa



Napomena


Prilikom kreiranja ili izmene programa, korak programa se može kopirati sa prethodno postavljenim parametrima i izmeniti za reagens koji je trenutno na listi reagenasa.

- Obeležite odgovarajući korak programa dodirivanjem i pritisnite dugme **Kopiraj** ([→ "Sl. 48-5"](#)).
- Otvara se prozor **Uredi korak programa** ([→ "Sl. 48"](#)).
- Ako se izabere reagens sa prethodno postavljenom samo jednom stavkom, poruka sa informacijom o tome obaveštava korisnika. U ovom slučaju, potrebno je izabrati drugi reagens za korak programa.
- Parametri (tolerancija, trajanje i isključivo) prvo bitno izabranog koraka programa se zadržavaju.
- Ako je potrebno, na odgovarajući način izmenite parametre za korak programa ili primenite postojeće parametre i pritisnite dugme **U redu**.
- Korak programa se postavlja na kraj programa.
- Promenite redosled koraka programa kao što je opisano u ([→ Str. 74 – 5.9.7 Promena redosleda koraka programa](#)).

5 Rad

5.9.7 Promena redosleda koraka programa

- Korak programa je obeležen crvenom bojom kada se izabere. Sada su dugmad **Premesti** (→ "Sl. 48-1") (→ "Sl. 48-2") (→ "Sl. 48-3") (→ "Sl. 48-4") aktivna.

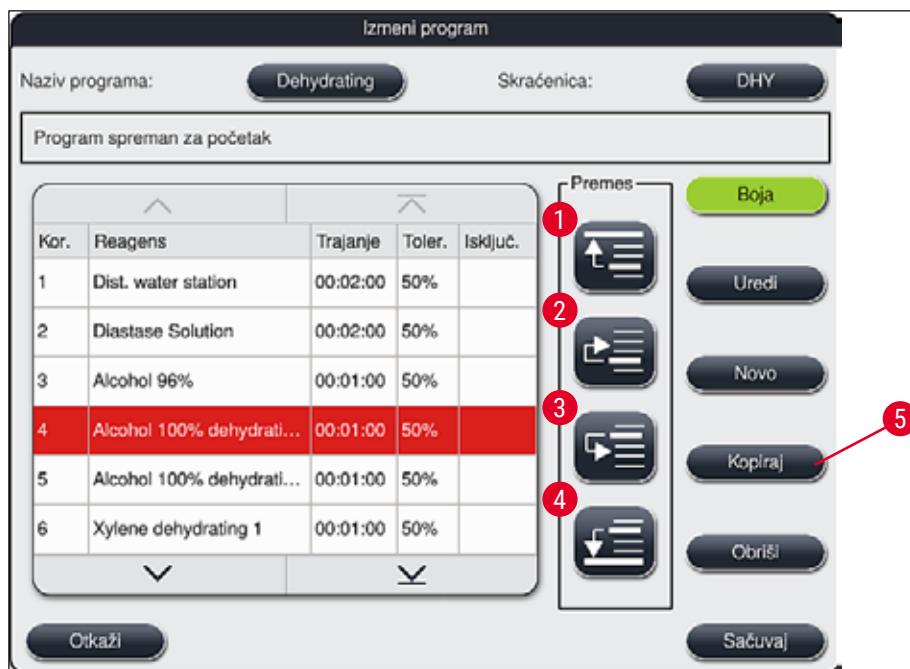

Sl. 48

- Pritisnite da biste premestili izabrani korak programa u prvi red.
- Pritisnite da biste premestili korak programa za jedan red nagore.
- Pritisnite da biste premestili korak programa za jedan red nadole.
- Pritisnite da biste premestili izabrani korak programa u poslednji red.




Upozorenje

Ako se korak peći koristi kao prvi korak programa, zapaljivi rastvarač ne sme da se nalazi u pregradi za postavljanje fioke za postavljanje ni u jednom slučaju.

To može izazvati zapaljivanje u peći, što može uzrokovati opekotine operatera, gubitak uzorka i oštećenje uređaja i opreme.

- Pomoću dugmeta **Sačuvaj** (→ "Sl. 48"), izmene se prihvataju. Pritisnite dugme **Otkaži** da biste odbacili izmene.

5.9.8 Prioritizacija programa za kreiranje rasporeda kadica

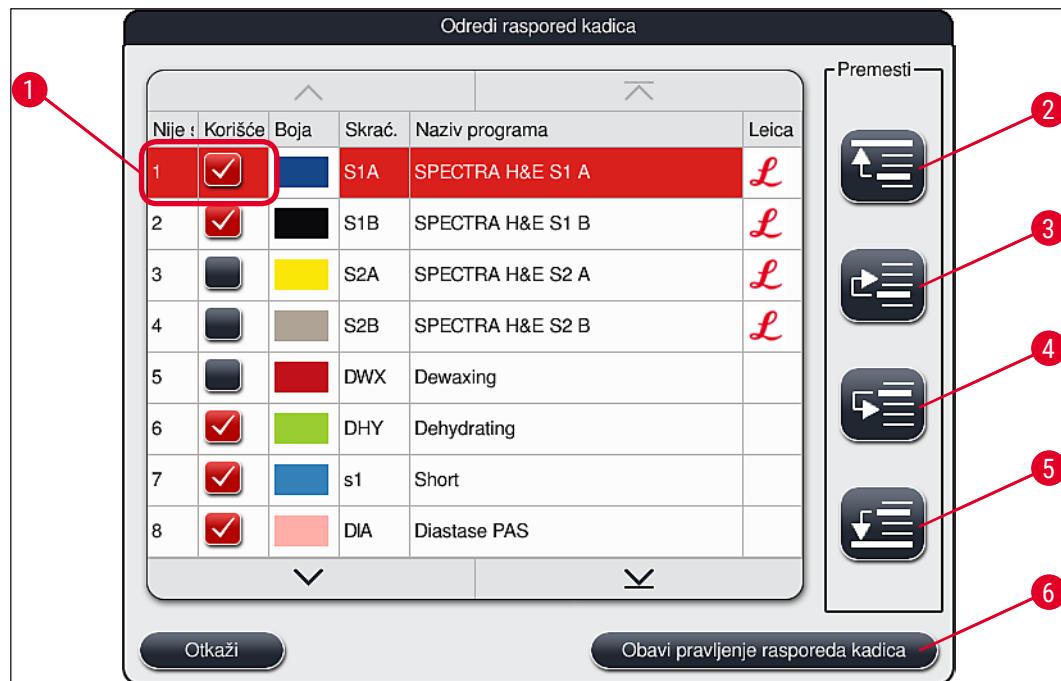

Sl. 49

Kada se unesu svi željeni programi za ubrizgavanje kontrasta, potrebno je generisati raspored kadica. Postupite na sledeći način:

- U prvom koraku, **supervizor** treba da definiše koji programi će biti prihvaćeni u rasporedu kadica. Programi se aktiviraju preko radio dugmadi (→ "Sl. 49-1").
- Položaj programa određuje njegov prioritet za integraciju u raspored kadica.



Napomena

Prioritet:

- Mogu se promeniti položaji samo programa koje je definisao korisnik. Leica programi za ubrizgavanje kontrasta su uvek navedeni na gornjim položajima liste reagenasa.
- Programe koje je definisao korisnik sa brojevima niskog položaja je lakše uzeti u obzir prilikom kreiranja rasporeda kadica nego programe sa brojevima visokog položaja.
- Preporučujemo da pozicionirate programe koje je definisao korisnik sa većom propustljivošću uzorka na početak liste programa, odmah nakon Leica programa za ubrizgavanje kontrasta.

Ako treba dodeliti veći ili manji prioritet programu za ubrizgavanje kontrasta, dodirnite ga na listi premestite na viši ili niži položaj na listi pomoću dugmadi **Premesti**:

- Program se premešta na vrh liste (→ "Sl. 49-2")
- Program se premešta za jedan red nagore (→ "Sl. 49-3")
- Program se premešta za jedan red nadole (→ "Sl. 49-4")
- Program se premešta na dno liste (→ "Sl. 49-5")

- Zbog novih prioriteta, mora se kreirati novi raspored kadica (→ Str. 76 – 5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica).

5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica



Napomena

Raspored pregrada za reagense u uređaju se izračunava pomoću prioritizovanih programa ubrizgavanja (→ Str. 75 – 5.9.8 Prioritizacija programa za kreiranje rasporeda kadica).

Ove stvari treba ispoštovati prilikom toga:


- Leica programi za ubrizgavanje kontrasta se prvi uzimaju u obzir,
- Rastvori za ubrizgavanje i razlikovanje se postavljaju što je bliže moguće posudama sa vodom za ispiranje,
- Poštuju se prioritizacija programa i klasa procesa,
- Uzastopni reagensi procesa se moraju postaviti jedni blizu drugih.

- Za biranje programa koji će biti integrисани u raspored kadica, pritisnite dugme **Odredi raspored kadica** (→ "Sl. 44-3").
- Obeležite i prioritizujte odgovarajuće programe, zatim pritisnite dugme **Obavi pravljenje rasporeda kadica** (→ "Sl. 49-6") ili dugme **Otkazi** da biste se vratili na biranje programa.



Upozorenje

Ispoštujte poruku sa informacijom (→ "Sl. 50") koja se prikazuje nakon pritiskanja dugmeta **Odredi raspored kadica**. Pritisnite dugme **Nastavi** kako biste dobili rezultate izračunavanja prikazanog rasporeda kadica.

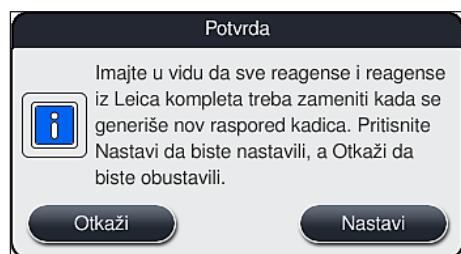

Sl. 50



Napomena

- Korisnik dobija obaveštenje ako je izabrano više programa nego što je moguće integrisati u raspored kadica prikazivanjem **Rezultata generisanja rasporeda kadica** (→ "Sl. 51"). Uspesno integrirani programi su obeleženi znakom za potvrdu u koloni **Sprem.** (→ "Sl. 51-1").
- Za programe koji se ne mogu integrisati, razlog (→ "Sl. 51-2") je naveden u koloni **Nije spremno, uzroci** (→ "Sl. 51-3").
- Imajte u vidu da se lista mora proveravati sve vreme.

Rezultat generisanja rasporeda kadica - lista programa			
Želite li da nastavite?			
Sprem.	Boja	Skrać.	Nije spremno, uzroci
✓		S1A	
✓		DWX	
✓		DHY	
✓		s1	
		DIA	pregrada(e) nije dostupna

Sl. 51

- Pritisnite dugme **Nastavi** (→ "Sl. 51-4") da biste nastavili ili dugme **Otkazi** (→ "Sl. 51-5") da biste se vratili na biranje programa (→ "Sl. 49").



Upozorenje

Pored toga, uputstva za upotrebu dostavljena uz komplet Leica reagenasa se moraju pročitati pre skeniranja Leica reagenasa!

5.9.10 Postavljanje reagenasa nakon kreiranja rasporeda kadica



Napomena

- Kreirajte raspored kadica i nastavite kao što je opisano (→ Str. 76 – 5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica).
- Ako je potrebno samo sačuvati prikazani raspored kadica bez konfigurisanja postavljanja reagenasa, pritisnite dugme **Saćuvaj** (→ "Sl. 52-3"). Sačuvani raspored kadica se zatim može pozvati u meniju rasporeda kadica. Ako je potrebno, naknadna podešavanja se mogu obaviti u ovom meniju (→ Str. 83 – 5.9.11 Prilagođavanje rasporeda kadica). Punjenje posude za reagens se takođe može konfigurisati za željeno vreme u meniju rasporeda kadica (→ Str. 93 – 6.4 Detalji o pregradji).
- Nakon što softver izračuna raspored kadica pomoću prioritizovanih programa, korisnik dobija pregled rezultata prikazan na ekranu (→ "Sl. 52").

5 Rad



Napomena

- Ako nijedan Leica program nije integriran u raspored kadica, prikaz ([→ "Sl. 52"](#)) se razlikuje od prikazanog (nije slikano). U ovom slučaju, reagensi se mogu postaviti kao što je opisano u ([→ Str. 80 – Punjenje reagenasa](#)).
- Ako su Leica programi integrirani u raspored kadica, prvo se mora duplirati reagens 95% alkohol-dehid 1. Pregrada koja je u pitanju, na rasporedu kadica je označena plavom ivicom ([→ "Sl. 52-1"](#)).
- Reagens 95% alkohol-dehid 1 koji treba duplirati se prikazuje skraćenicom „95Dhy1” u rasporedu kadica.

Rezultat generisanja rasporeda kadica

Za potvrden(e) HistoCore SPECTRA H&E program(e) 95% alkohol-dehid 1 (95Dhy 1) se mora duplirati pomoću funkcije Prilagodi raspored kadica.

R09	95Dwx 1	H15	XyDwx 1	H01	
R00		H16	XyDwx 2	H02	
R01		R17	100Dwx 1	R03	
R02		R18	100Dwx 2	R04	
R03	L Blu S1B	R19	L Hlt S1A	R05	
L Diff S1B	R04	L Hmtx S1B	R020	L Hlt S1B	R06
L Diff S1A	R05	L Blu S1A	R21	L Hmtx S1A	R07
Di	W56	TAP	W22	TAP	W06
Di	W57	TAP	W23	TAP	W09
Das	R08	L Eos S1B	R24	L Eos S1A	R10
A06	R09	95Neut H	R25	95Neut H	R11
XyDhy 1	R40	Ale100dwx1	R26	SxDhy 1	R12
XyDhy 2	R41	100Dhy 1H	R27	XyDhy 1	R13
Al95dwx1	R42	100Dhy 2H	R28	XyDhy 2	R14

1
2
3

Otkazi Pril. rasp. kad. Napuni reagens Sačuvaj

Sl. 52

Dupliranje reagensa 95Dhy1




Napomena

Ako nema dostupne pregrade za reagense zbog programa koji su izabrani, pokušajte da optimizujete programe koje definiše korisnik uz pomoć prodajne organizacije kompanije Leica.


Procedura za dupliranje reagensa 95Dhy1 je sledeća:

1. Pritisnite dugme **Pril. rasp. kad.** ([→ "Sl. 52-2"](#)).
2. Uvek pogledajte prateću poruku sa informacijom i potverdite je pritiskom na dugme **U redu**.
Otvara se novi prozor **Ostava** ([→ "Sl. 53"](#)).

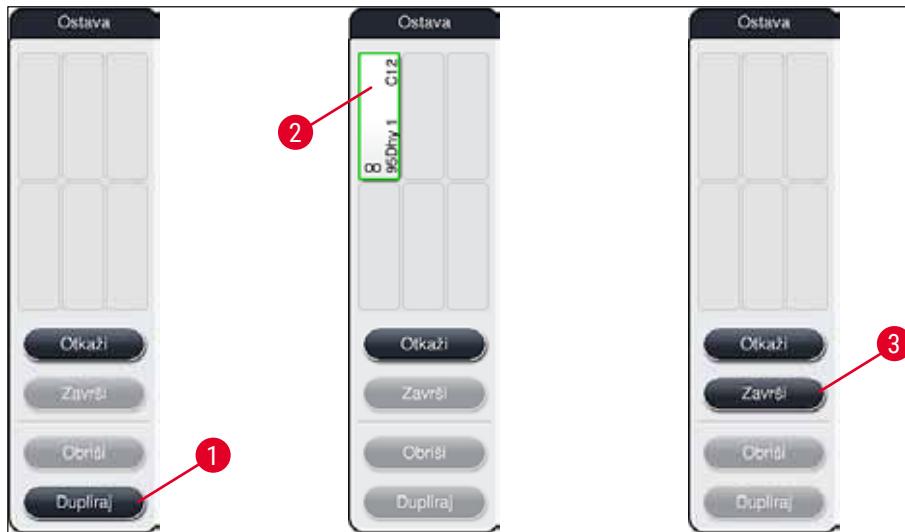

Sl. 53

3. Izaberite pregradu **95Dhy1** (\rightarrow "Sl. 52-1") u rasporedu kadica pritiskom na nju (pregrada je obeležena zelenom bojom) i kliknite na dugme **Dupliraj** (\rightarrow "Sl. 53-1") u prozoru **Ostava**. Identična kopija izabrane pregrade se sada prikazuje u prozoru **Ostava** (\rightarrow "Sl. 53-2").
4. Izaberite pregradu u prozoru **Ostava**, a zatim kliknite na slobodan položaj u **Rasporedu kadica**. Duplirana pregrada se premešta iz ostave na raspored kadica (\rightarrow "Sl. 54-1").

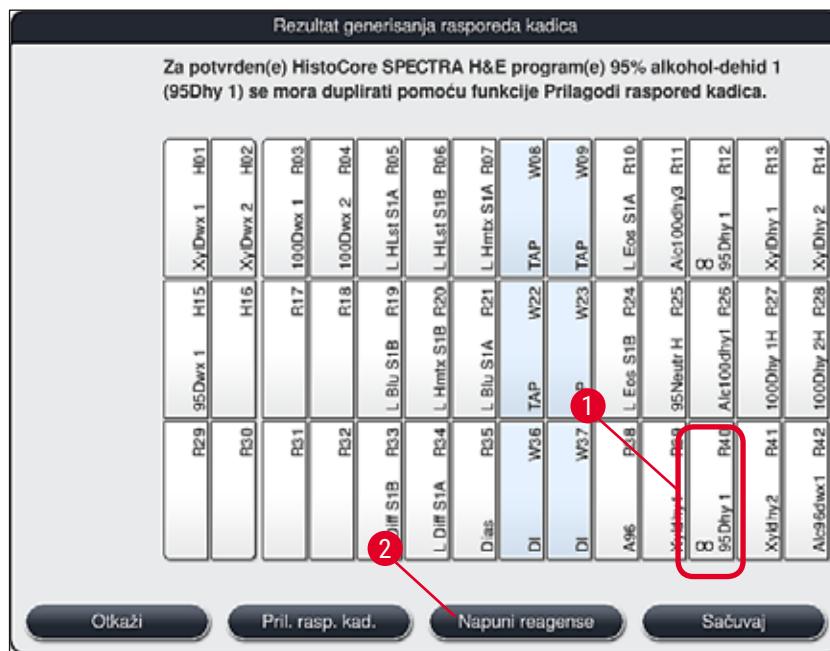

Sl. 54

5. Pritisnite dugme **Završi** (\rightarrow "Sl. 53-3") u prozoru **Ostava** i potvrdite narednu poruku sa informacijom pritiskom na **Da** kako biste primenili izmenu i zatvorili ostavu.

✓ Uspešno duplirana pregrada **95Dhy1** i originalna pregrada se prikazuju simbolom jednakosti (∞) u rasporedu kadica (\rightarrow "Sl. 54-1").

Punjene reagenase

1. Pritisnite dugme **Napuni reagense** (→ "Sl. 54-2").
2. U novom prozoru **Napuni reagense** (→ "Sl. 55"), pregrade koje treba napuniti su obeležene narandžastom bojom (→ "Sl. 55-1").

**Napomena**

Samo programi koje definiše korisnik i dodati reagensi Leica programa za ubrizgavanje kontrasta su prikazani narandžastom oznakom (→ "Sl. 55"). Reagensi iz kompleta Leica reagenasa se naknadno skeniraju (→ Str. 81 – **Punjene reagenase iz kompleta Leica reagenasa**).

3. Redom napunite obeležene posude za reagense van uređaja odgovarajućim reagensima i vratite ih na pravilne položaje u uređaju.
4. Potvrdite punjenje i ponovno postavljanje posuda za reagense pritiskom na odgovarajuću pregradu (→ "Sl. 55-1") na ekranu.
5. Ponovite ove korake za sve pregrade obeležene narandžastom bojom.



Sl. 55

**Upozorenje**

Raspored plana zadatka se mora precizno pratiti. Svako odstupanje može dovesti do neželjenih rezultata ubrizgavanja kontrasta.


Punjjenje reagenasa iz kompleta Leica reagenasa




Napomena

Nakon dupliranja pregrade za reagens 95% alkohol-dehid 1 (→ Str. 78 – Dupliranje reagensa 95Dhy1) i punjenja reagenasa (→ Str. 80 – Punjenje reagenasa), skeniraju se reagensi iz Leica kompleta reagenasa.

1. Kada se na ekranu pojavi poruka sa informacijom (→ "Sl. 56"), stavite nalepnicu kartonskog pakovanja ispred RFID senzora na prednjoj strani uređaja (→ "Sl. 57-1") da biste je skenirali.
2. Zatim, započnite skeniranje prve boce Leica reagensa nakon poruke sa informacijom (→ "Sl. 57-2"). Držite nalepnicu boce sa reagensom ispred RFID senzora na prednjoj strani uređaja (→ "Sl. 57-1") kako bi se skenirala.
3. U novom prozoru Promeni reagens Leica kompleta (→ "Sl. 58"), pregrada koja treba da se napuni je obeležena narandžastom bojom (→ "Sl. 58-1").
4. Napunite obeleženu posudu za reagens van uređaja odgovarajućim Leica reagensom i vratite je na pravilan položaj u uređaju.
5. Potvrdite punjenje i ponovno postavljanje posude za reagense pritiskom na odgovarajuću pregradu (→ "Sl. 58-1") na ekranu.
6. Zatim, skenirajte nalepnice pojedinačnih boca sa reagensima kada se pojavi zahtev (→ "Sl. 57-2") i ponovite korake 2–5.

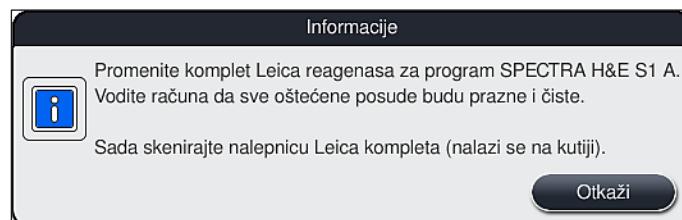

Sl. 56

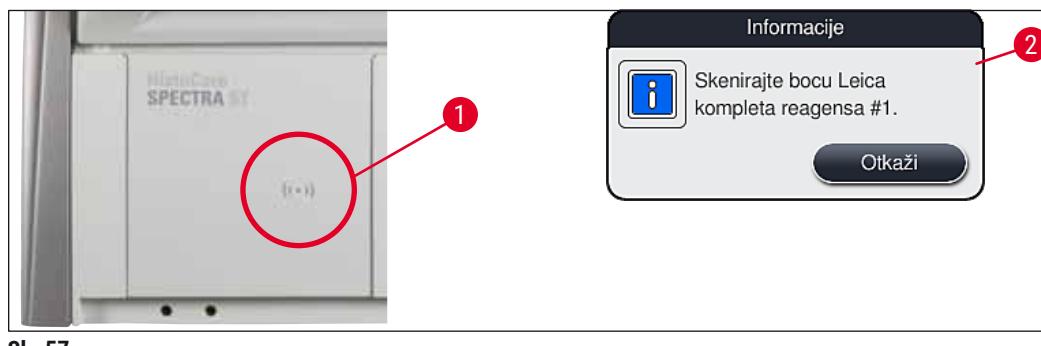

Sl. 57

Promeni reagens Leica kompleta			
Napunite naznačenu pregradu za reagens i potvrdite završetak pritiskom na pregradu: R05			
R29	95Dwx 1	H15	XyDwx 1 H01
R30		H16	XyDwx 2 H02
R31		R17	100Dwx 1 R03
R32		R18	100Dwx 2 R04
L Diff S1B	R33	L Blu S1B	R19 L Hlstd S1A R05
L Diff S1A	R34	L Hmtx S1B	R20 L Hlstd S1B R06
Dias	R35	L Blu S1A	R21 L Hmtx S1A R07
DI	W36	TAP	W22 TAP W08
DI	W37	TAP	W23 TAP W09
A96	R38	L Eos S1B	R24 L Eos S1A R10
XyDhy1	R39	95Neutr H	R25 Alc100dhy3 R11
8 95Dhy 1	R40	Alc100dhy1	R26 8 95Dhy 1 R12
XyDhy2	R41	100Dhy 1H	R27 XyDhy 1 R13
Alc96dwx1	R42	100Dhy 2H	R28 XyDhy 2 R14

Sl. 58

Napomena

Korisnik ima 5 minuta da skenira reagense preko nalepnice na kartonskom pakovanju i 5 minuta po boci sa reagensom.

Ako skeniranje boce sa reagensom ili nalepnice na pakovanju ne uspe, korisnik ima 2 dodatna pokušaja pre nego što nalepnice za reagense postanu nevažeće.

Upozorenje

Svaki komplet Leica reagenasa se može skenirati samo jednom!

- Skeniranje kompleta Leica reagenasa se može otkazati samo pomoću dugmeta **Otkazi** u poruci sa informacijom prikazanoj na (\rightarrow "Sl. 56") i pre početka skeniranja nalepnice na pakovanju bez isteka roka kompletta Leica reagenasa.
- Skeniranje se može kasnije obaviti. Više potrebnih informacija za ovu proceduru je opisano u (\rightarrow Str. 97 – Zamena reagensa) (\rightarrow "Sl. 75") i (\rightarrow "Sl. 76").
- Ako se operacija ne otkaže do završetka skeniranja prve nalepnice (kartonskog pakovanja), komplet Leica reagenasa ističe.

Napomena

Sistem za upravljanje reagensima (**RMS**) automatski primenjuje sledeće podatke za Leica reagense:


- Datum korišćenja (kada se otvori)
- Preostali broj slajdova sa uzorcima
- Maks. broj slajdova sa uzorcima
- Datum isteka
- Broj serije

**Upozorenje**

- Redosled rasporeda kadica se mora precizno pratiti. Svako odstupanje može dovesti do neželjenih rezultata ubrizgavanja kontrasta.
- Sve boce kompleta Leica reagenasa se moraju skenirati.
- Vodite računa da se ne koriste Leica reagensi iz drugog kompleta Leica reagenasa.
- Posude za reagense se uvek moraju puniti van uređaja u skladu sa bezbednosnim informacijama.

**Napomena**

Na kraju korisnik dobija obaveštenje putem poruke sa informacijom na ekranu da započne automatsko skeniranje nivoa napunjenosti. Pritisnite dugme **U redu** u poruci sa informacijom (→ "Sl. 59") da biste započeli skeniranje.

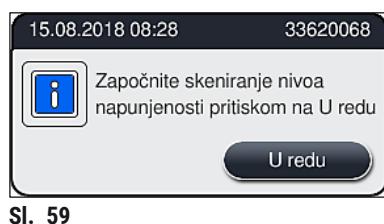

Sl. 59

5.9.11 Prilagođavanje rasporeda kadica**Upozorenje**

Automatski i optimalno kreiran raspored kadica treba podešiti samo ako posebni zahtevi korisnika nisu uzeti u obzir ili ako je ovo obavezan Leica program. Iz ovog razloga, moraju se ispoštovati uputstva za upotrebu dostavljena uz komplet Leica reagenasa! Za podešavanje rasporeda kadica je potreban režim supervizora.

Svako podešavanje rasporeda kadica može imati negativan uticaj na propustljivost uzorka i rezultate ubrizgavanja kontrasta!

Sledeća pravila se moraju ispoštovati prilikom podešavanja rasporeda kadica:

- Pregrade sa reagensima se ne smeju pomerati sa jedne strane polja posude na drugu, jer to izaziva bespotrebno dugo vreme prenosa.
- Duplirane pregrade moraju biti na istoj strani polja posude (→ "Sl. 39") (→ "Sl. 64"), u suprotnom se podešavanje rasporeda kadica ne može sačuvati.

Ako je potrebno da podešite raspored kadica kreiran uređajem HistoCore SPECTRA ST, koji uzima u obzir sva pravila za optimizaciju, to se može obaviti pomoću funkcije **Pril. rasp. kad.** (→ "Sl. 60-1").

Pomoću ove funkcije, postavljene pregrade se mogu prenesti na svoje položaje u okviru rasporeda kadica i/ili se duplirati.


5 Rad

Postupite na sledeći način:


- Na prikazu rasporeda kadica (→ "Sl. 60"), pritisnite dugme **Pril. rasp. kad.** (→ "Sl. 60-1").
- Pratite naredne poruke sa informacijama (→ "Sl. 61") (→ "Sl. 62") i potvrdite ih ili pritisnite dugme **Otkazi** (→ "Sl. 62") da biste se vratili na prikaz rasporeda kadica.
- Nakon potvrde, otvara se prozor **Ostava** (→ "Sl. 63"), na koji se može prenesti do 6 pregrada za reagense (→ "Sl. 63-1").




Sl. 60

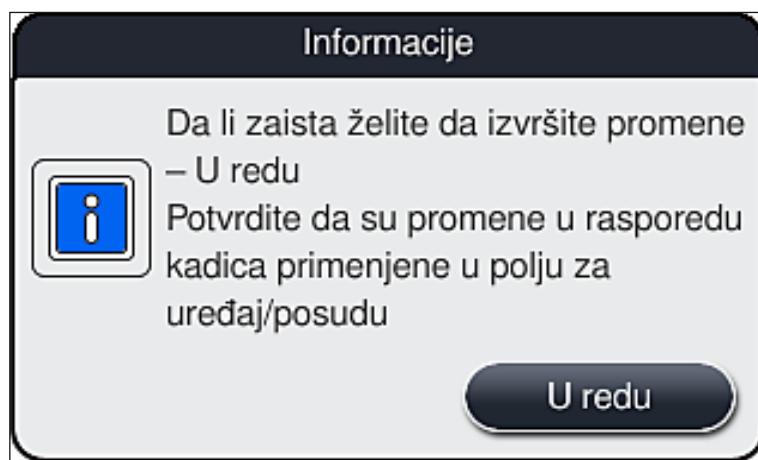

Sl. 61

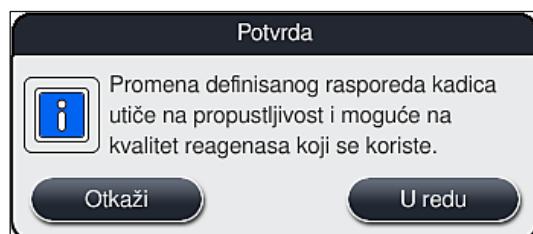

Sl. 62

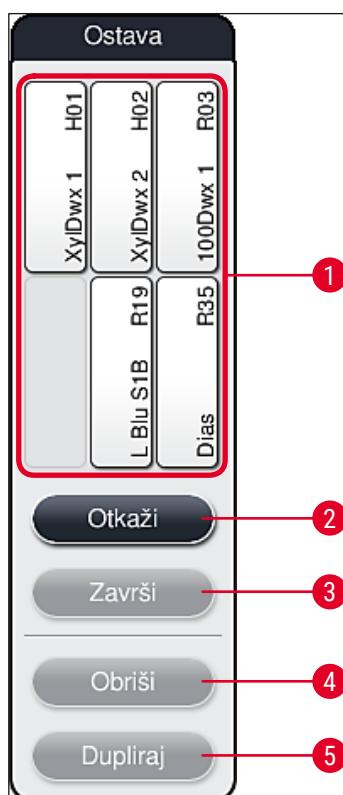

Sl. 63

**Napomena**

- Pregrade za Leica reagense obeležene sa L pre naziva reagensa (→ "Sl. 60-3"), se mogu prenesti, ali ne i duplirati.
-

**Napomena**

- Ostava se može zatvoriti samo ako više nema pregrada za reagense na njoj.
- Poruka sa informacijom na ekranu obaveštava korisnika da započne automatsko skeniranje nivoa napunjenosti nakon svake izvršene izmene pomoću funkcije Prilagodi raspored kadica. Pritisnite dugme **U redu** u poruci sa informacijom da biste započeli skeniranje.

Postoje dve opcije za promenu rasporeda kadica:

Premeštanje pregrada za reagense:

1. Da biste prenestili pregrade za reagense, pojedinačno ih izaberite u rasporedu kadica (→ "Sl. 60") dodirivanjem ekrana, a zatim klikom na dostupni položaj u ostavi (→ "Sl. 63-1").
2. Ovim se pregrada za reagens premešta u ostavu (→ "Sl. 63-1").
3. Na kraju, izaberite pregradu za reagens u ostavi klikom i prevlačenjem na željenu (dostupnu) pregradu (→ "Sl. 60-2") u rasporedu kadica.
4. Da biste sačuvali svoje izmene, pritisnite dugme **Završi** (→ "Sl. 63-3") i potvrdite narednu poruku sa informacijom sa **Da** ili **Ne** da biste se vratili u ostavu.
5. Da biste obrisali izmene, pritisnite dugme **Otkazi** (→ "Sl. 63-2") i odgovorite na narednu poruku sa informacijom sa **Da**.

Dupliranje pregrade za reagens

1. Da biste duplirali pregradu za reagens, izaberite je u rasporedu kadica dodirivanjem ekrana.
2. Nakon ovoga, pritisnite dugme **Dupliraj** (→ "Sl. 63-5").
3. Kao rezultat, pregrada za reagens se pojavljuje u ostavi. Ova pregrada i originalna pregrada se prikazuju znakom jednakosti (→ "Sl. 60-4").
4. Nakon ovoga, izaberite dupliranu pregradu za reagens u ostavi dodirivanjem ekrana i postavite je u željenu (dostupnu) pregradu, blizu originalne pregrade u rasporedu kadica.
5. Da biste sačuvali svoje izmene, pritisnite dugme **Završi** i potvrdite narednu poruku sa informacijom sa **Da** ili **Ne** da biste se vratili u ostavu.
- Da biste obrisali izmene, pritisnite dugme **Otkazi** i odgovorite na narednu poruku sa informacijom sa **Da**.



Napomena

- Duplirane pregrade za reagense su važne za korake programa sa dugim vremenom zadržavanja u reagensu. Duplirane pregrade stvaraju dve ekvivalentne pregrade za reagense koje su dostupne za korak programa, što garantuje dobijanje velike propustljivosti uzorka.
- Duplirane pregrade za reagense se mogu obrisati pomoću dugmeta **Obriši** (→ "Sl. 63-4"). Da biste to uradili, obeležite ih u rasporedu kadica dodirivanjem i pritisnite dugme **Obriši**.


6. Dnevno podešavanje uređaja

6.1 Priprema uređaja za dnevno podešavanje



Napomena

- (→ "Sl. 64") prikazuje pregled raznih pregrada u polju posude.
- Ukupno, polje posude se sastoji od 36 pregrada za reagense i 6 pregrada za vodu za ispiranje.
- Maks. kapacitet svake posude za reagens je 380 ml.

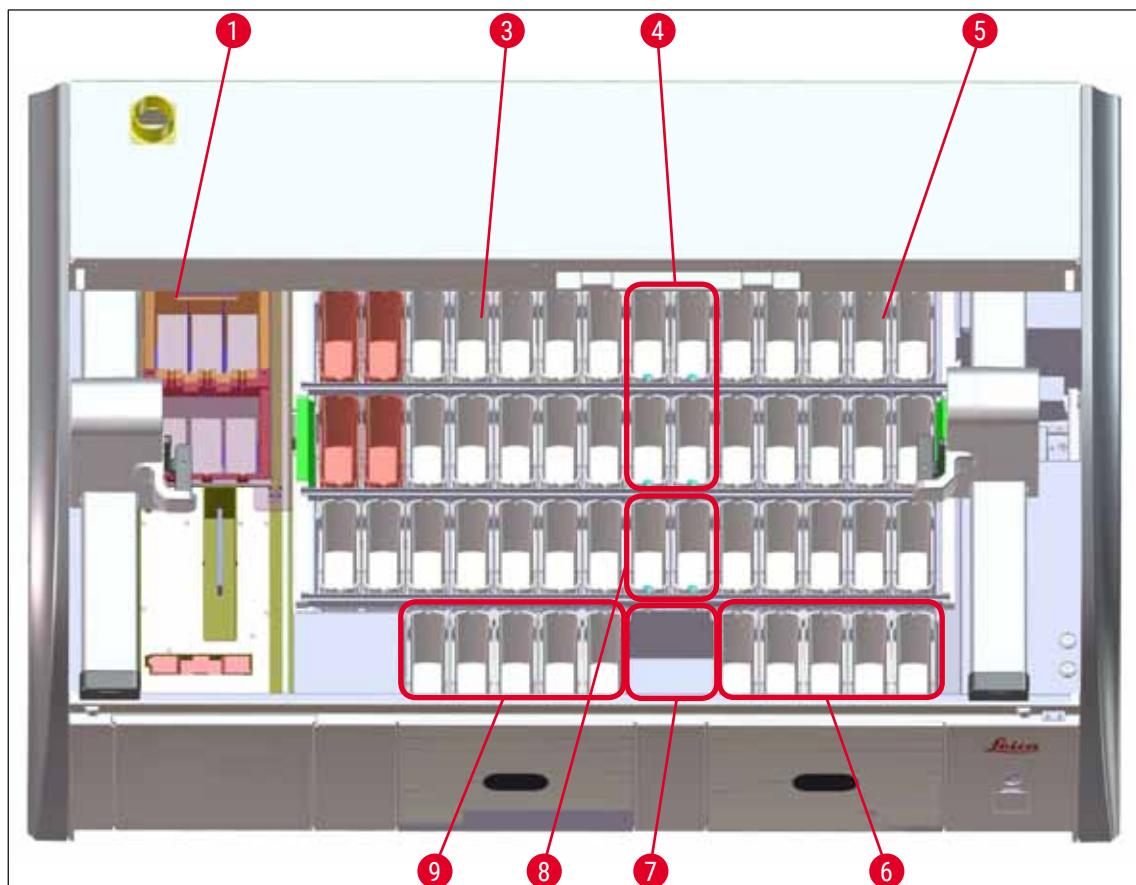

Sl. 64

- 1 6 pregrada peći
- 3 Levo polje posude
- 4 Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od četiri)
- 5 Desno polje posude
- 6 5 pregrada za uklanjanje
- 7 Pregrada za suvi prenos
- 8 Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od dve)
- 9 5 pregrada za postavljanje

6.2 Dnevno podešavanje uređaja



Napomena

Pre svakodnevnog podešavanja uređaja, proverite dovod vode do uređaja i uključite ga ako je potrebno.

- Otvorite poklopac uređaja i uklonite poklopce sa posuda za reagense.
- Uključite uređaj.

Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti pri pokretanju uređaja

Tokom pokretanja, skeniranje nivoa napunjenosti se obavlja automatski u sledećim oblastima:

- Posude za reagense
- Posude za vodu za ispiranje
- Posude za reagense pregrada za postavljanje i uklanjanje
- Pregrada za peć



Napomena

Ako uređaj i dalje sadrži držače, posude za reagense koje su nedovoljno napunjene ili i dalje pokrivene i/ili posude za vodu za ispiranje koje nisu spremne za korišćenje, to se detektuje tokom automatskog skeniranja nivoa napunjenosti i prikazuje se po završetku.

6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense

Kako bi bio zagarantovan besprekoran rad u uređaju, ispoštujte sledeće napomene i postupite na sledeći način.

Postavljanje ručice posude za reagens

Proverite da li je ručica posude za reagense pravilno postavljena na posudu za reagens. Ako nije, pričvrstite ručicu u skladu sa ([→ "Sl. 65"](#)).

Punjjenje i pražnjenje posuda za reagense




Upozorenje


Posude za reagense uvek treba puniti ili prazniti van uređaja da bi se izbegao ili smanjio rizik od prosipanja reagenasa u druge posude za reagense i na unutrašnje komponente uređaja. Pažljivo punite i praznite posude za reagense i sledite odgovarajuće važeće laboratorijske specifikacije. Ako se reagens prospe ili se druga pregrada za reagens kontaminira, mora se očistiti i ponovo napuniti. Posude moraju biti pokrivene kada se uređaj ne koristi kako bi se sprečilo bespotrebno isparavanje reagenasa.

Pravilan nivo napunjenošći posuda za reagense

- Prilikom punjenja bilo kog tipa posuda za reagense, poštujte oznake za nivo napunjenošći unutar posuda (→ "Sl. 65") (→ "Sl. 66").
- Dovoljan nivo napunjenošći je obezbeđen ako je nivo reagensa između oznaka za maksimalan (→ "Sl. 65-1") i minimalan (→ "Sl. 65-2") nivo napunjenošći.
- Ako se umeci za posebne boje (→ "Sl. 66") koriste u posudama za reagense kako bi se smanjila zapremina reagensa, prvo njih umetnите u posudu za reagens, a zatim napunite reagens najmanje do minimalnog naznačenog nivoa napunjenošći (→ "Sl. 66-2"), ali ne preko maksimalnog nivoa napunjenošći (→ "Sl. 66-1").

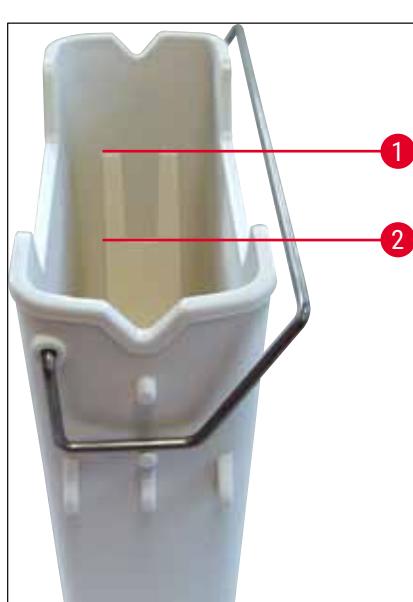

Sl. 65

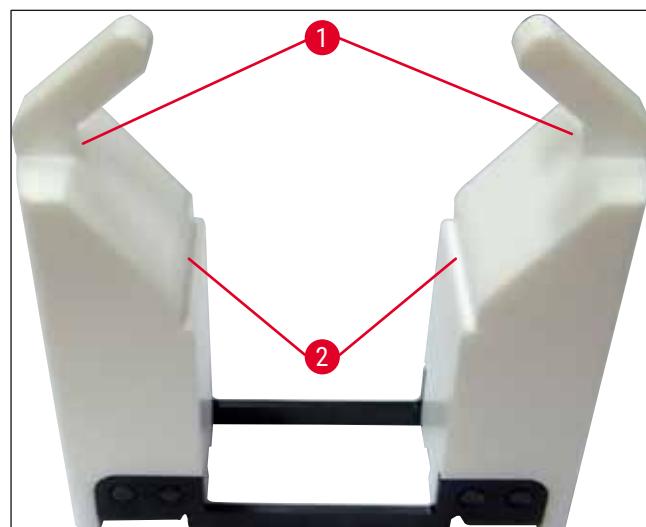

Sl. 66

Postavljanje posude za reagens u polje posude

- Izaberite **Raspored kadica** (→ Str. 38 – 5.5 Glavni meni - pregled) u glavnom meniju i umetnite posudu za reagens na pravilan položaj u skladu sa redosledom rasporeda kadica.




Napomena

Pažljivo umetnите posudu za reagens sa ručicom u polje posude, tako da ručica bude na desnoj strani posude za reagens kada se posmatra polje za posude (→ "Sl. 67-1"). Ovaj položaj ručice se preporučuje i za postavljanje posuda za reagense u pregrade za postavljanje ili uklanjanje.



Napomena

Kao i ručica držača za 5 slajdova, umetak za posebne boje ima posebnu oblogu, koja sprečava hemijske reakcije sa reagensima za posebnu primenu (npr. ubrizgavanje pruske plave za detekciju gvožđa, srebrnih boja kao što su Grokot ili Gomori). Za više informacija o reagensima koje treba koristiti sa obloženim dodatnim priborom, vidite (→ Str. 152 – A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi).

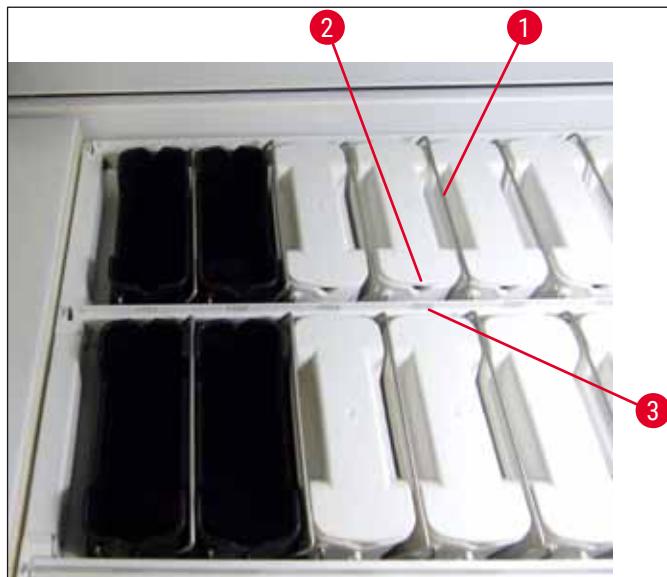

Sl. 67

**Upozorenje**

Ne postavljate posude za reagense u uređaj sa bočnim pomeranjem od broja pregrade. Da biste to uradili, vodite računa da žleb na prednjoj strani posude za reagens ([→ "Sl. 67-2"](#)) i broj pregrade ([→ "Sl. 67-3"](#)) budu na istoj visini.

6.2.2 Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti

Nakon punjenja i postavljanja posuda za reagense, treba obaviti automatsko skeniranje nivoa napunjenosti ([→ "Sl. 68-1"](#)) da bi se proverilo da li svi korišćeni reagensi imaju pravilan nivo napunjenosti.

**Napomena**

- Pregrade za postavljanje i uklanjanje se ne uzimaju u obzir prilikom kreiranja rasporeda kadica. Reagense u pregradama za postavljanje i uklanjanje treba da definiše i prati korisnik.
- Reagense u pregradama za postavljanje i uklanjanje ne prati sistem za upravljanje reagensima. Stoga je korisnik odgovoran da osigura da reagensi u ovim pregradama budu u besprekornom stanju.

Da biste započeli ručno skeniranje nivoa napunjenosti, postupite na sledeći način:

- Pozovite **Raspored kadica** ([→ Str. 38 – 5.5 Glavni meni - pregled](#)) u glavnom meniju.
- Dugme **Sken. nivoa napunj.** ([→ "Sl. 68-1"](#)) se nalazi u donjem delu ekrana sa menijem.
- Pritisnite ovo dugme da biste započeli skeniranje nivoa napunjenosti.

**Napomena**

Nepravilnosti tokom skeniranja nivoa napunjenosti se prikazuju na ekranu. Sledite poruke sa informacijama i, na primer, ispravite nivo napunjenosti, uklonite poklopac, dodajte posude za reagense itd.

6.3 Sistem za upravljanje reagensima (RMS)



Raspored kadica (→ "Sl. 68") u uređaju se prikazuje pritiskom na susedno dugme menija. Ovaj displej prikazuje trenutni raspored pregrada za reagense, pregrade za vodu za ispiranje i pregrada za postavljanje i uklanjanje na uređaju.

Raspored kadica	
C01	C02
C04	C05
C06	C03
H15	D1as
H16	D1as
R17	Xy/dwz 1
R18	Xy/dwz 1
R19	Xy/dwz 1
R20	Alc100dwz3
R21	R05
R22	R06
R23	R07
R24	R08
R25	R09
R26	R10
R27	R11
R28	R12
R29	R13
R30	R14
Alc100dwz1	SD
Alc100dwz2	
Alc96dwz2	
Alc96dwz1	
R31	
R32	
R33	
R34	
R35	
W01	
W02	
W03	
W04	
W05	
W06	
W07	
W08	
W09	
W10	
W11	
W12	
W13	
W14	
W15	
W16	
W17	
W18	
W19	
W20	
W21	
W22	
W23	
W24	
W25	
W26	
W27	
W28	
W29	
W30	
W31	
W32	
W33	
W34	
W35	
W36	
W37	
W38	
W39	
W40	
U01	ParAcid
U02	ParAcid
U03	
U04	Alc100dhv1
U05	Alc100dhv2

Sl. 68

Raspored kadica je prazan kada se uređaj dostavi, jer reagensi još uvek nisu definisani, a raspored kadica još nije kreiran.

Ako su reagensi (→ Str. 58 – Kreiranje novog reagensa ili kopiranje reagensa) i programi (→ Str. 69 – 5.9.5 Kreiranje ili kopiranje novog programa za ubrizgavanje kontrasta) definisani, a raspored kadica kreiran (→ Str. 76 – 5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica), prikaz (→ "Sl. 68") prikazuje sve pregrade u uređaju njihovim stvarnim redosledom.


Svaka posuda za reagense prikazana u rasporedu kadica sadrži dodatne informacije:

- Broj pregrade (→ "Sl. 68-2")
- Skraćeni naziv reagensa (→ "Sl. 68-3")
- Boju pozadine (→ "Sl. 69")
- Simbol jednakosti za dupliranu pregradu za reagens (→ "Sl. 68-4")



Napomena

- Boja pozadine prikazuje status potrošnje reagensa (→ "Sl. 69"). Kako se reagens troši, traka boje se podiže od dna ka vrhu i menja boju na osnovu statusa potrošnje.
- Čim se dostigne **CRVENI** (→ "Sl. 69-3") status potrošnje i kada pregrada počne da treperi crvenom bojom, dati reagens se mora zameniti. Ako se to ne uradi, Leica programi za ubrizgavanje kontrasta ne mogu da se pokrenu.
- Za dalje informacije o RMS, vidite (→ Str. 57 – 5.8 Lista reagenasa).

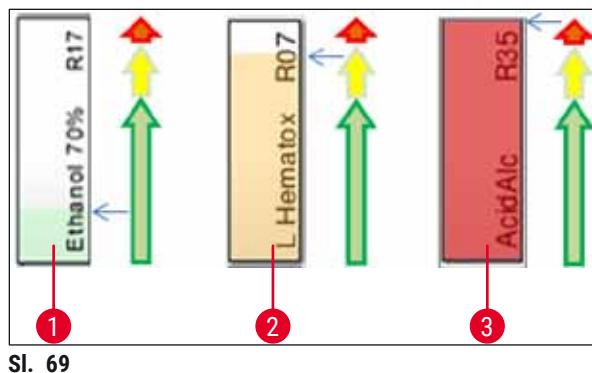

- 1 Zelena: Status potrošnje između 0-80% maksimalnog ograničenja korišćenja
- 2 Žuta: Status potrošnje između 80-95% maksimalnog ograničenja korišćenja
- 3 Crvena: Status potrošnje između 95-100% maksimalnog ograničenja korišćenja

6.4 Detalji o pregradi

Dodirivanjem pregrade u rasporedu kadica se prikazuje više informacija (detalji o pregradi). Sledeći tipovi pregrada se razlikuju po svojim skraćenicama:

L01-L05	Pregrade za postavljanje
SID	Pregrada čitača slajda sa uzorkom i identifikacija naslovnog bloka (opciono)
001-006	Pregrade peći za sušenje slajdova sa uzorcima i početak topljenja parafina
R01-R42	Pregrade za reagense
W08-W09	Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od četiri)
W22-W23	
W36-W37	Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od dve)
D01-D02	Pregrade za suvi prenos
U01-U05	Pregrade za uklanjanje u fioci za uklanjanje

Pregrada čitača slajdova sa uzorcima (SID):

Dodirivanjem ove pregrade pojavljuje se napomena, koja pokazuje da je ovo pregrada čitača slajdova sa reagensima. Dugme Zatvori (→ "Sl. 70") se koristi za zatvaranje prikaza.



Pregrade peći:

Detaljni prikaz (→ "Sl. 71") pregrade peći pokazuje:


- Trenutnu temperaturu (→ "Sl. 71-1"),
- Podešavanje ciljne temperature (→ "Sl. 71-2") i
- Režim rada (→ "Sl. 71-3") 6 pregrada peći.

Dugme Zatvori (→ "Sl. 71-4") se koristi za zatvaranje prikaza.



Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od četiri):

Detaljni prikaz pregrade za vodu za ispiranje (→ "Sl. 72") prikazuje sve ostale pregrade za vodu za ispiranje koje su povezane na isto kolo za vodu. Dugme Zatvori se koristi za zatvaranje prikaza.

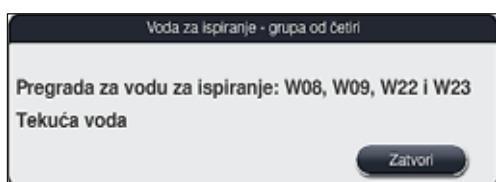

Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od dve):

Kada dodirnete pregradu za vodu za ispiranje u grupi od dve pregrade, otvara se prozor sa informacijama koji prikazuje 2 pregrade za vodu, koje su povezane na drugo kolo za vodu sa, na primer, destilovanom ili demineralizovanom vodom (→ "Sl. 73-1") ili vodom za ispiranje (→ "Sl. 73-2").



Napomena

Na osnovu povezanog napajanja (→ Str. 26 – 4.2.1 Zajednički priključak svih 6 pregrada za vodu za ispiranje) (→ Str. 26 – 4.2.2 Kombinovani priključak 4+2 pregrada za vodu za ispiranje), u ovom meniju se mora obaviti odgovarajući izbor.

Pregrade za vodu za ispiranje (grupa od dve) se mogu programirati samo u režimu **supervizora**.



Upozorenje

Pravilno dodeljivanje i povezivanje posuda za vodu za ispiranje je neophodno za postizanje dobrog kvaliteta ubrizgavanja kontrasta.

- Da biste primenili podešavanja, pritisnite dugme **Sačuvaj** (→ "Sl. 73-3") ili dugme **Otkazi** (→ "Sl. 73-4") da biste zatvorili prikaz bez primene potencijalnih izmena.



Pregrade za postavljanje u fioci za postavljanje

Nijedan reagens nije dodeljen uređajima za postavljanje pri fabričkom podešavanju uređaja.

Ako reagens treba dodeliti uređaju za postavljanje, obavite sledeće korake:

1. Izaberite odgovarajuću pregradu u rasporedu kadica ([→ "Sl. 19-1"](#)) tako što ćete je dodirnuti.
2. U novootvorenom prozoru **Detalji o pregradi**, pritisnite crno dugme **Naziv reagensa** ([→ "Sl. 74-1"](#)) da bi se otvorila lista dostupnih reagenasa ([→ Str. 57 – 5.8 Lista reagenasa](#)).
3. Izaberite željeni reagens dodirivanjem, a zatim pritisnite dugme **Primeni**.
4. Da biste primenili podešavanja, pritisnite dugme **Sačuvaj** ([→ "Sl. 74-2"](#)) ili dugme **Otkazi** ([→ "Sl. 15-3"](#)) da biste zatvorili prikaz bez primene potencijalnih izmena.

- ✓ Dodeljeni naziv reagensa se prikazuje u rasporedu kadica.

Ako reagens nije više potreban u izabranoj pregradi za postavljanje, dodeljivanje tog reagensa se može ukloniti pomoću dugmadi **Obriši** ([→ "Sl. 74-4"](#)) i **Sačuvaj** ([→ "Sl. 74-2"](#)) u prozoru **Detalji o pregradi**.



**Napomena**

Pregrade za postavljanje i uklanjanje se ne uzimaju u obzir prilikom kreiranja rasporeda kadica. Reagense u pregradama za postavljanje i uklanjanje treba da definiše i prati korisnik.

**Upozorenje**

Držači se prenose u bilo koju slobodnu pregradu za uklanjanje na kraju programa. Stoga sve pregrade za uklanjanje moraju biti napunjene istim reagensom.

Postoji mogućnost da se uzorci oštete ako se ovo ne ispoštuje.

Pregrade za reagense

Kada se dodirne pregrada za reagens, otvara se prozor sa informacijama. On prikazuje dodatne odgovarajuće podatke u vezi sa tipom pregrade (pregrada za reagens (→ "Sl. 75"), pregrada za Leica reagens (→ "Sl. 76")).

Naziv reagensa (→ "Sl. 75-1"),
Skraćenica (→ "Sl. 75-2")

(→ Str. 58 – Kreiranje novog reagensa ili kopiranje reagensa)

Status potrošnje (→ "Sl. 75-3")

(→ Str. 91 – 6.3 Sistem za upravljanje reagensima (RMS))

Preostali slajdovi (→ "Sl. 75-4"),
Maks. slajdova (→ "Sl. 75-6")

Prikazuje broj preostalih slajdova za reagense koji se mogu obraditi. Prilikom umetanja držača u uređaj, slajdovi koje on sadrži se prebrojavaju pomoću pregrade čitača slajdova sa uzorcima i oduzimaju od broja preostalih slajdova.

Slajdovi od zamene (→ "Sl. 75-5")

Prikazuje broj slajdova sa uzorcima koji su obrađeni od poslednje zamene reagenasa.

Rok trajanja police u uređaju
(→ "Sl. 75-7")

Prikazuje rok trajanja police sa reagensom postavljenim u posudu za reagens.

Umetak da/ne (→ "Sl. 75-8")

Da pokazuje da se koriste umetak za posebne boje i držač za 5 slajdova. Ova pregrada se ne može koristiti za programe sa držaćima za 30 slajdova (→ Str. 57 – 5.8 Lista reagenasa).


Isključivo da/ne (→ "Sl. 75-9")

Podešavanje Da definiše da je reagens dodeljen samo jednom programu. Podešavanje Ne omogućava korišćenje od strane više programa (→ Str. 72 – 5.9.6 Unos ili kopiranje novog koraka programa).

Datum isteka (→ "Sl. 76-1"),
Broj serije (→ "Sl. 76-2")

se primenjuje automatski prilikom skeniranja kompleta Leica reagenasa.

Detaljni pregled pregrade za reagens

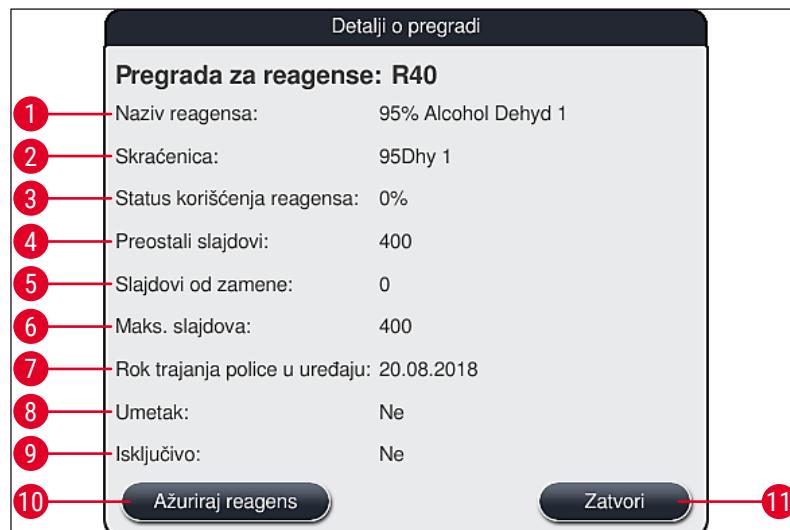

Sl. 75

Detaljni pregled pregrade za Leica reagens



Sl. 76

Zamena reagensa

- Ako RMS pokazuje da je reagens skoro ili potpuno potrošen, mora doći do zamene reagensa. Ova zamena se mora potvrditi pritiskom na dugme **Ažuriraj reagens** (→ "Sl. 75-10").
- Prilikom zamene Leica reagenasa, prvo pritisnite dugme **Ažuriraj reagens** i sledite uputstva za skeniranje i punjenje na ekranu.
- Dugme **Zatvori** (→ "Sl. 75-11") se koristi za zatvaranje prikaza.

**Napomena**

- Imajte u vidu: Zamena reagenasa praćena ažuriranjem RMS podataka je moguća samo ako je uređaj u operativnom stanju i ako više nema držača u njemu (uključujući fioke za postavljanje i uklanjanje). Ako se program za ubrizgavanje kontrasta koji je definisao korisnik i dalje koristi uprkos potreboj zameni reagensa, broj slajdova sa uzorcima će prekoračiti vrednost **Maks. slajdova** (→ "Sl. 75-6"). Prekoračeni broj slajdova sa uzorcima se može odrediti upoređivanjem informacija u redovima **Slajdovi od zamene** i **Maks. slajdova** u detaljima pregrade (→ "Sl. 75-5").
- Ograničenje od 30 prekomernih slajdova sa uzorcima se primenjuje na reagense iz Leica kompleta. Ovo ograničenje se ne primenjuje na dodatne reagense povezane sa Leica programom (npr. alkohol, ksilen).

**Upozorenje**

- Ažuriranje statusa reagensa bez zamene odgovarajućeg reagensa neizbežno negativno utiče na kvalitet ubrizgavanja kontrasta.
- **NIKADA** ne pritiskajte dugme **Ažuriraj reagens** ako reagens nije zamenjen.

**Napomena**

Svaki komplet Leica reagenasa se može skenirati samo jednom!

Već dodati Leica reagensi ističu pre svog datuma upotrebe ako je raspored kadica novokreiran.

6.5 Priprema držača**Upozorenje**

Svaka ručica držača (→ "Sl. 78-1") sadrži 2 RFID čipa. Zbog toga, ručice držača se mogu pričvrstiti na držač (→ "Sl. 78-2") samo nakon mogućeg koraka mikrotalasa za pripremu uzorka.

Dva različita tipa držača sa kompatibilnim ručicama su dostupna za korišćenje na HistoCore SPECTRA ST uređaju za ubrizgavanje kontrasta:

- Držač za 30 slajdova sa uzorcima za rutinsko ubrizgavanje kontrasta (→ "Sl. 78").
- Držač za 5 slajdova sa uzorcima za posebno ubrizgavanje kontrasta (→ "Sl. 79").

**Napomena**


Ako se koristi uređaj za postavljanje pokrovnog stakla drugog proizvođača za postavljanje pokrovnog stakla na držače sa ubrizganim kontrastom na uređaju HistoCore SPECTRA ST, uređaj HistoCore SPECTRA ST nudi opciju korišćenja držača drugih proizvođača. Ovi držači moraju imati ručicu držača koju je proizvela kompanija Leica i koja je odobrena za ovog proizvođača. Držači drugih proizvođača se generalno prenose u fioku za uklanjanje uređaja HistoCore SPECTRA ST nakon ubrizgavanja i korisnik ih mora odavde ukloniti.

Za dostupne ručice držača, vidite (→ Str. 143 – Ručice za držače drugih proizvođača).

Ručice u boji se moraju pravilno postaviti pre korišćenja držača na uređaju.

Ručice držača se moraju postaviti u skladu sa prethodno definisanim bojom programa (→ Str. 65 – 5.9.1 Dodeljivanje boje ručice držača programu za ubrizgavanje kontrasta).

Ručice slajdova sa uzorcima su dostupne u 9 boja (8 boja za program i beloj)
(→ Str. 141 – 9.2 Opcioni dodatni pribor).

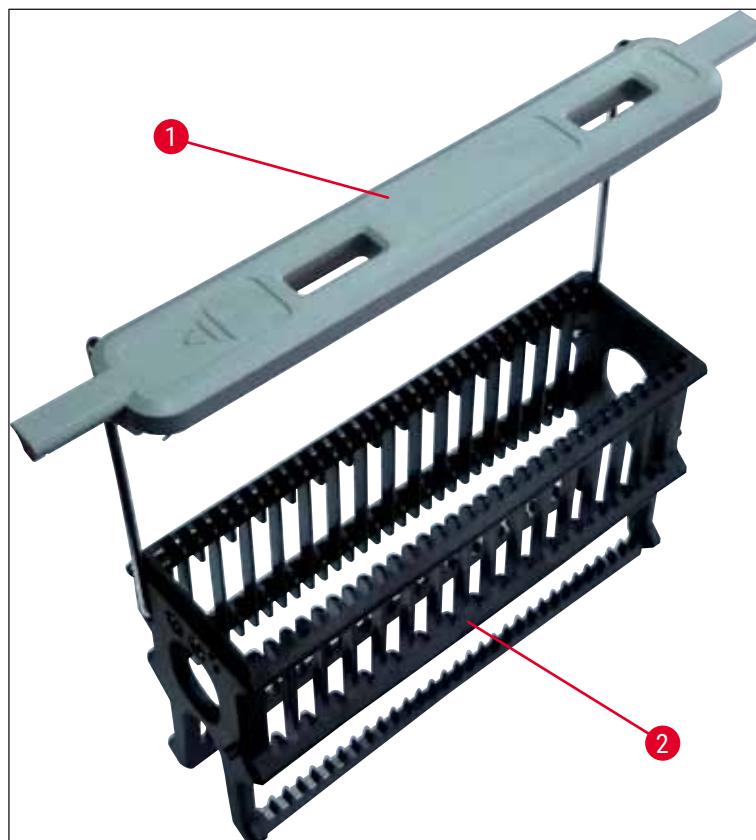

Sl. 78



Sl. 79

**Napomena**

Ručica držača za 5 slajdova ima posebnu oblogu, koja sprečava hemijske reakcije sa reagensima za posebnu primenu (npr. ubrizgavanje pruske plave za detekciju gvožđa, srebrnih boja kao što su Grokot ili Gomori). Za više informacija o reagensima koje treba koristiti sa obloženim dodatnim priborom, vidite ([→ Str. 152 – A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi](#)).

Posebna funkcija bele ručice:

- Bela ručica se ne može trajno dodeliti programu za ubrizgavanje.
- U skladu sa **FUNKCIJOM DŽOKERA**, bela ručica se mora ponovo dodeliti boji programa svaki put kada se program pokrene.
- U tu svrhu, na ekranu se automatski otvara meni za biranje nakon umetanja držača.

Postupite na sledeći način da biste postavili ili zamenili ručice držača:**Uklonite ručicu sa držača:**

- Blago odvojite ručicu ([→ "Sl. 80"](#)), tako da žica ručice može da se izvuče iz otvora na držaču.

Pričvrstite ručicu na držač:


- Blago odvojite ručicu i podignite držač, tako da se žica ručice postavi u odgovarajuće otvore na levoj i desnoj strani držača ([→ "Sl. 80-1"](#)) ([→ "Sl. 80-2"](#)).



Sl. 80

**Napomena**

- Vodite računa da ručica bude pravilno postavljena u gornji položaj, centriran iznad držača ([→ "Sl. 80"](#)).
- Radi stabilnog postavljanja za punjenje ([→ "Sl. 81-3"](#)), savijte ručicu ([→ "Sl. 81-1"](#)) na stranu do kraja ([→ "Sl. 81-2"](#)), tako da može da se koristi kao dodatna zaštita za sprečavanje prevrtanja.

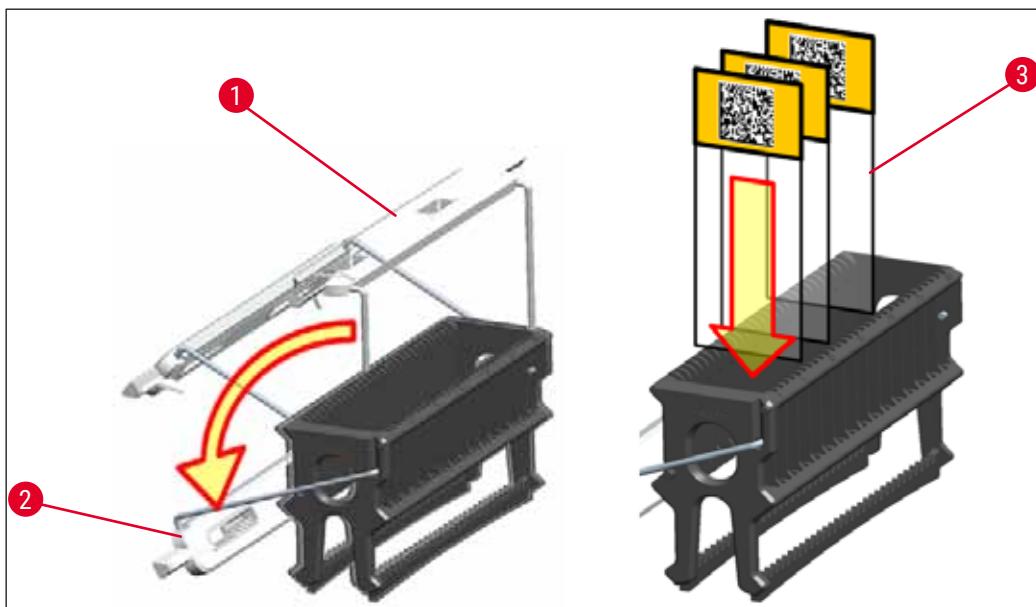

Sl. 81

**Upozorenje**

- Prilikom umetanja slajdova sa uzorcima (→ "Sl. 81-3"), budite potpuno sigurni da je nalepnica slajda okrenuta nagore prema korisniku. Strana slajda sa uzorkom mora biti potpuno okrenuta ka prednjoj strani držača.
- Prednja strana držača je obeležena logotipom kompanije Leica. Kada se ručica postavi, može se pročitati tekst **NAPRED** pri pogledu na ručicu (→ "Sl. 81").
- Ako slajdovi sa uzorcima nisu pravilno umetnuti, uzorci mogu da se oštete tokom procesa ubrizgavanja kontrasta.
- Nalepnice i/ili etikete koje se koriste na slajdovima s uzorcima moraju biti otporni na rastvarače koji se koriste na uređaju.

**Napomena**

- Mogu se koristiti samo slajdovi sa uzorcima koji zadovoljavaju standard DIN ISO 8037-1.
- Kada se koriste štampane ili ručno pisane nalepnice na ručicama držača i slajdovima sa uzorcima, pre upotrebe se mora proveriti njihova otpornost na rastvarače.
- Prilikom umetanja slajda sa uzorkom na držač, morate voditi računa da slajdovi budu umetnuti u odgovarajući držač za željeni program za ubrizgavanje kontrasta. Ručice držača u boji omogućavaju pouzdano dodeljivanje odgovarajućem programu za ubrizgavanje.
- Vodite računa da bude umetnut samo po jedan slajd u svaki prostor za postavljanje i da se slajdovi ne zaglave.

6.6 Proces ubrizgavanja kontrasta

Sledeći zahtevi moraju biti ispunjeni za obavljanje procesa ubrizgavanja kontrasta:

- Sva podešavanja su optimizovana (parametri za peć, itd.).
- Kreirani su programi potrebni za ubrizgavanje kontrasta
(→ Str. 69 – 5.9.5 Kreiranje ili kopiranje novog programa za ubrizgavanje kontrasta).
- Pregrade za reagense su napunjene odgovarajućim reagensima
(→ Str. 88 – 6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense).
- Obavljeno je skeniranje nivoa napunjenosti (→ Str. 88 – 6.2 Dnevno podešavanje uređaja).
- Držači predviđeni za ubrizgavanje su napunjeni i pravilne ručice su postavljene na njih
(→ Str. 98 – 6.5 Priprema držača).



Napomena

Kontrolisano isključivanje uređaja se pokreće ako se pritisne prekidač za rad (→ "Sl. 13") tokom tekućeg procesa ubrizgavanja kontrasta (→ Str. 110 – 6.6.6 Završavanje dnevnog rada). Da biste to uradili, korisnik mora da potvrdi isključivanje uređaja pritiskom prekidača za rad dva puta.

6.6.1 Pokretanje procesa ubrizgavanja kontrasta



Upozorenje

- Da biste izbegli povrede, ne pristupajte oblasti pomeranja fioke za postavljanje.
- Držač se može postaviti samo pomoću fioke za postavljanje. Direktno umetanje u bilo koju pregradu za reagens ili peć otvaranjem poklopca uređaja nije dozvoljeno. Uređaj ne može da prepozna držače umetnute na ovaj način i može doći do sudaranja!
- Otvaranje poklopca kada su aktivni programi za ubrizgavanje kontrasta uzrokuje odlaganje odgovarajućih koraka obrade, jer tokom tog perioda ne dolazi do transportnog pomeranja. Ovo može rezultirati promenama u kvalitetu ubrizgavanja.
- Vodite računa da poklopac bude zatvoren ako su aktivni programi za ubrizgavanje kontrasta. Kompanija Leica ne preuzima odgovornost za gubitak kvaliteta uzrokovan ovim.
- Ako se držači sa belim ručicama postave u fioku za postavljanje i dodele programu, program mora ponovo da se dodeli nakon ponovnog otvaranja fioke i/ili poklopca. Zbog ovoga sledite poruke sa informacijama koje se prikazuju na ekranu.

Pokretanje procesa ubrizgavanja kontrasta

1. Savijte ručiću držača u uspravan položaj (→ "Sl. 81").
2. Ako fioka za postavljanje svetli zelenom bojom (→ "Sl. 82-1"), pritisnite je i otvorite fioku.
3. Kao što je prikazano na (→ "Sl. 82-2"), umetnute držač na dostupan položaj fioke za postavljanje.



Sl. 82

4. Držač umetnute tako da i logotip kompanije Leica na prednjoj strani držača i nalepnica sa tekstrom "Front" (Napred) na vrhu ručice u boji budu okrenuti prema korisniku. Strelica na vrhu ručice u boji mora da bude usmerena prema uređaju.
5. Ponovo pritisnite dugme fioke za postavljanje da biste je ponovo zatvorili.
6. Korisnik dobija poruku sa informacijom ako je fioka za postavljanje otvorena duže od 60 sekundi.

**Upozorenje**

Budite oprezni prilikom otvaranja ili zatvaranja fioka. Opasnost od prgnjećenja! Fioke su motorizovane i otvaraju se automatski kada se pritisne dugme. Ne blokirajte raspon za proširenje fioka.

7. Kada se fioka za postavljanje zatvori, uređaj detektuje RFID čip na ručici u boji.
8. Boja detektovane ručice i skraćenica dodeljenog programa se prikazuju na rasporedu kadica u odgovarajućoj pregradi (→ "Sl. 83").



Sl. 83

Napomena

- Uređaj detektuje i pokazuje kada se držač umetne u pogrešnom smeru i kada to treba da ispravi korisnik.
- Ako se držač umetne u fioku za postavljanje sa bojom ručice držača za koju nije određen program u rasporedu kadica (→ "Sl. 84"), uređaj to detektuje i obaveštava korisnika prikazivanjem poruke sa informacijom. Držač se mora ukloniti sa uređaja. U skladu sa programima koji se mogu pokrenuti (→ Str. 69 – Sl. 44), postavite ručicu pravilne boje na držač i ponovo ga umetnite u fioku za postavljanje.

SPECTRA ST LHE DWX DHY TS1

Sl. 84

Napomena

Za umetnute držače, uređaj izračunava vreme početka za optimizovanu propustljivost, koje može da se razlikuje od redosleda umetnutih držača.

- Pre prvog koraka programa, uređaj prebrojava slajdove koji su umetnuti na držač u pregradi čitača slajdova sa uzorcima (→ "Sl. 3-2").
- Određeni broj slajdova sa uzorcima se beleži i obrađuje u RMS, a status potrošnje odgovarajućih reagenasa se ažurira.
- Nakon toga, držač se prenosi u pregradu peći ili pregradu za reagense, u zavisnosti od toga šta je definisano kao prvi korak programa.

**Upozorenje**

Ako su fioka za postavljanje ili poklopac uređaja istovremeno otvoreni pre početka procesa ubrizgavanja kontrasta (npr. zbog vizuelne provere reagenasa), uređaj izdaje poruku sa informacijom nakon 60 sekundi koja obaveštava korisnika da zatvori fioku za postavljanje. Ako se držač umetne pre zatvaranja fioke za postavljanje, vodite računa da poklopac bude zatvoren i da se programi pokrenu.

Ako se programi ne pokrenu automatski, još jednom otvorite i zatvorite fioku za postavljanje.

6.6.2 Praćenje procesa ubrizgavanja kontrasta

Pomoću narednog menija, korisnik može da pozove ili prati detalje tekućih programa:


- Raspored kadica sa detaljima pregrada (→ "Sl. 83").
- Prikaz statusa procesa sa izračunatim preostalim vremenom i vremenom koraka (→ Str. 35 – 5.3 Prikaz statusa procesa).
- Statusna traka (→ Str. 34 – 5.2 Elementi prikaza statusa) sa datumom, vremenom i simbolima koji se odnose na poruke sa informacijama i upozorenja koji su se javili.

**Napomena**

Poslednjih 20 aktivnih poruka sa informacijama i upozorenja se mogu pozvati dodirivanjem odgovarajućih simbola na statusnoj traci (→ "Sl. 16-2") (→ "Sl. 16-3"). Ovo omogućava korisniku da sazna trenutnu situaciju nakon što nije bio odsutan od uređaja i da pokrene sve potrebne akcije.

6.6.3 Proces ubrizgavanja završen

- Nakon što držač prođe kroz proces ubrizgavanja kontrasta, prenosi se u fioku za uklanjanje (→ "Sl. 19-4") i postavlja na dostupan položaj (→ "Sl. 85"). Korisnik dobija obaveštenje o ovome porukom sa informacijom i zvučnim signalom.

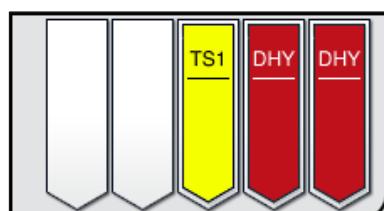


Sl. 85

- Da biste uklonili držač iz pregrade za uklanjanje, pritisnite dugme na fioci za uklanjanje (→ "Sl. 19-4") da biste je otvorili i uklonili držač.
- Nakon uklanjanja ponovo pritisnite dugme da biste zatvorili fioku za uklanjanje.


**Upozorenje**

- Da biste izbegli povrede, ne pristupajte oblasti pomeranja fioke za uklanjanje.
- Fioka za uklanjanje mora biti otvorena, a držači uklonjeni najkasnije do dobijanja poruke upozorenja, koja pokazuje da je pregrada za uklanjanje potpuno zauzeta (→ "Sl. 86"). Nepoštovanje poruke upozorenja rezultira nemogućnošću prenosa daljih držača u pregrade za uklanjanje. Odstupanje vremena koraka i odlaganja u procesu ubrizgavanju kontrasta može izmeniti i potpuno poništiti rezultate ubrizgavanja.

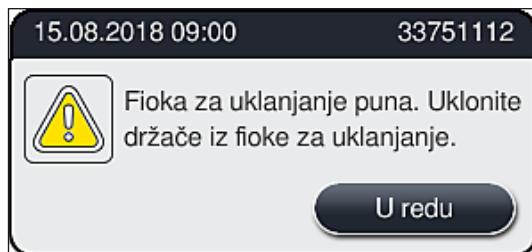

Sl. 86

- Korisnik dobija poruku sa informacijom (→ "Sl. 87") ako je fioka za uklanjanje otvorena duže od 60 sekundi.

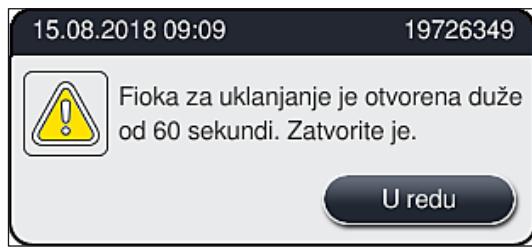

Sl. 87

**Napomena**

Poruka upozorenja obaveštava korisnika da zatvori fioku za uklanjanje kako bi se sprečila potencijalna odlaganja. Kada je fioka za uklanjanje otvorena, uređaj ne može da postavi potpuno obradene držače u pregrade za uklanjanje. Odstupanje vremena koraka i odlaganja u procesu ubrizgavanju kontrasta može izmeniti i potpuno poništiti rezultate ubrizgavanja.

- Pritisnite dugme na foci za uklanjanje radi zatvaranja.


6.6.4 Otkazivanje programa za ubrizgavanje kontrasta



Napomena


- Programi ubrizgavanja kontrasta se mogu otkazati samo preko **prikaza statusa procesa**.
- Program koji je već u pregradi čitača slajdova sa uzorcima (→ "Sl. 3-2") se ne može otkazati.

- Da biste otkazali program za ubrizgavanje kontrasta, izaberite odgovarajući držač na **prikazu statusa procesa** (→ "Sl. 17-3") dodirivanjem.
- Pojavljuje se lista koraka programa (→ "Sl. 88") ; trenutni korak je obeležen crvenom bojom (→ "Sl. 88-1").

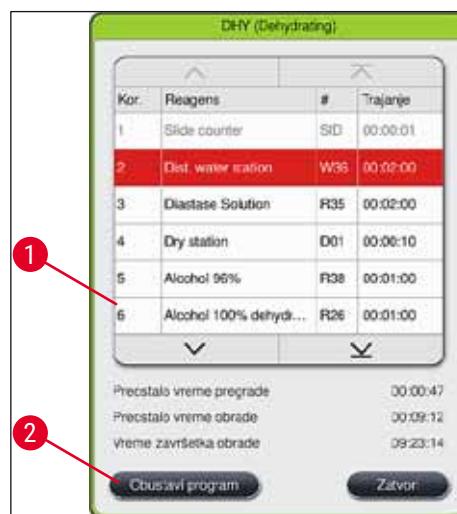

Sl. 88

- Okvir prozora prikazuje bolju dodeljenu programu, naziv programa i sačuvanu skraćenicu.
- Pritisnite dugme **Obustavi program** (→ "Sl. 88-2").
- U narednoj poruci sa informacijom (→ "Sl. 89"), potvrdite prekid programa pomoću dugmeta **Da** ili se vratite na prikaz statusa procesa pritiskom na **Ne**.

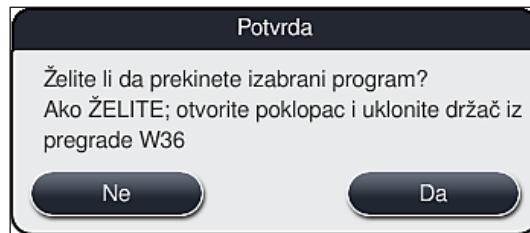

Sl. 89



Napomena

Informacije u poruci (→ "Sl. 89") se moraju potpuno ispoštovati.


6. Raspered kadica se prikazuje nakon pritiskanja dugmeta **Da**. Položaj držača na uređaju je obeležen narandžastom bojom (→ "Sl. 90-1").
7. Otvorite poklopac uređaja i uklonite držač iz obeležene pregrade.



Upozorenje

Ako je obeležena pregrada peći, može biti potrebno da se leva transportna poluga (→ "Sl. 3-1") premesti na sredinu uređaja. Zatim, povucite poklopac peći napred i uklonite držač.

- Potvrdite uklanjanje držača pritiskom na obeleženu pregradu (→ "Sl. 90-1").

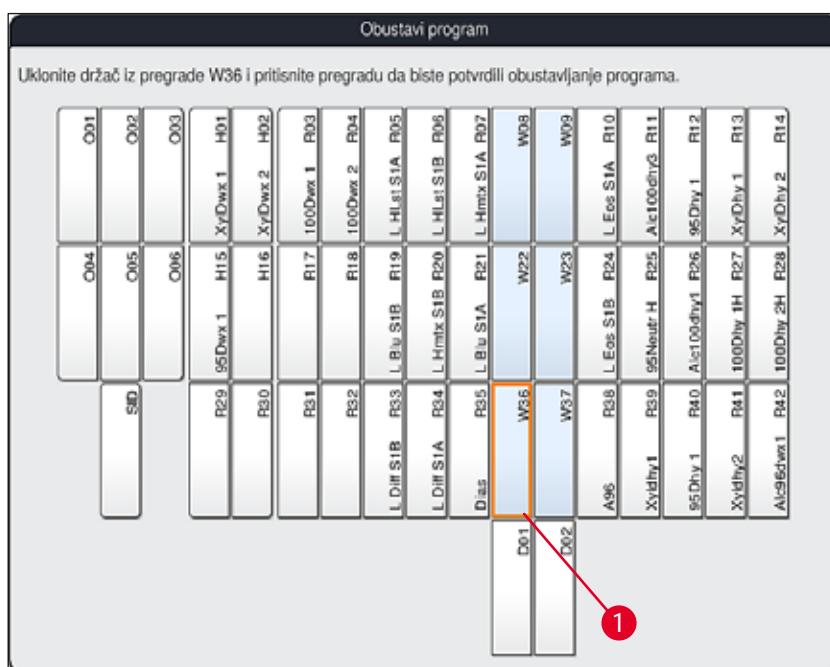

Sl. 90

- Zatim ponovo zatvorite poklopac.



Upozorenje

- Prilikom uklanjanja držača, budite brzi i vodite računa da poklopac bude otvoren samo na kratko. Nakon otvaranja poklopca, iz bezbednosnih razloga, sva pomeranja se prekidaju dok se poklopac ponovo ne zatvori. Do odstupanja od vremena koraka, odlaganja i izmenjenih rezultata ubrizgavanja kontrasta može doći svaki put kada se poklopac otvori tokom procesa ubrizgavanja.
- Da biste izbegli povrede, ne pristupajte oblasti pomeranja poklopca peći (raspon okretanja peći).



Napomena

Preostali programi ubrizgavanja kontrasta se nastavljaju nakon prekida programa.

6.6.5 Rad u funkciji radne stanice

Uređajem HistoCore SPECTRA ST se može rukovati kao radnom stanicom zajedno sa HistoCore SPECTRA CV robotskim uređajem za postavljanje pokrovnog stakla. Ovo omogućava neprekidni radni tok od procesa ubrizgavanja do uklanjanja završenih slajdova sa pokrovnim staklom.

U ovu svrhu je dostupna opcionalna pregrada za prenos
(→ Str. 141 – 9.1 Opcione komponente uređaja).



Napomena

- Opcionalna pregrada za prenos i povezivanje uređaja HistoCore SPECTRA CV sa uređajem HistoCore SPECTRA ST se može naknadno instalirati samo od strane servisera kog je ovlastila kompanija Leica.
- Svi programi se moraju programirati sa finalnom ciljnom pregradom. U režimu radne stanice, pregradu za prenos treba izabrati kao finalni korak.



Upozorenje

Korisnik se mora pridržavati sledećeg u režimu radne stanice!

- Pregrade za uklanjanje uređaja HistoCore SPECTRA ST se moraju napuniti istim reagensom (ksilennom) kao pregrade za postavljanje uređaja HistoCore SPECTRA CV.
- Svaki dodati reagens mora biti kompatibilan sa montažnim medijumom koji se koristi.
- Punjenje pregrada za uklanjanje uređaja HistoCore SPECTRA ST i pregrada za postavljanje uređaja HistoCore SPECTRA CV istim reagensom je neophodno, jer se držači prenose u pregradu za uklanjanje tokom procesa ubrizgavanja kontrasta u slučaju da uređaj HistoCore SPECTRA CV nije dostupan. Do ovoga može doći ako su posude za reagense u fioci za postavljanje napunjene držačima u uređaju HistoCore SPECTRA CV, jer korisnik nije pravovremeno dopunio potrošni materijal ili postoji kvar uređaja.
- Držač za 5 slajdova sa uzorcima se ne može preneti na uređaj HistoCore SPECTRA CV. Ovi držači se uvek postavljaju u fioku za uklanjanje na kraju procesa ubrizgavanja kontrasta, bez obzira na to da li je pregrada za prenos određena u programu ubrizgavanja kontrasta kao poslednja pregrada.
- Ako se koristi bela ručica držača, boja programa za ubrizgavanje se mora izabrati prilikom umetanja držača u fioku za postavljanje. Nakon ovoga, otvara se drugi prozor za biranje, u kome se mora izabrati skup parametara za uređaj HistoCore SPECTRA CV. Boja skupa parametara na uređaju HistoCore SPECTRA CV ne mora da se poklapa sa bojom izabranog programa za ubrizgavanje. Ako nije dodeljen skup parametara za uređaj HistoCore SPECTRA CV, držač se prenosi u fioku za uklanjanje uređaja HistoCore SPECTRA ST nakon ubrizgavanja. Korisnik o ovome dobija obaveštenje putem napomene.
- Ako uređaj HistoCore SPECTRA CV ne može da prihvati držače sa uređaja HistoCore SPECTRA ST (npr. zbog kvara na uređaju HistoCore SPECTRA CV ili ako je fioka za postavljanje uređaja HistoCore SPECTRA CV zauzeta), oni se prenose u fioku za uklanjanje uređaja HistoCore SPECTRA ST.
- U slučaju kvara uređaja u oblasti pregrade za prenos na uređaju HistoCore SPECTRA ST, držači se ne prenose na uređaj HistoCore SPECTRA CV, već se prenose u fioku za uklanjanje na uređaju HistoCore SPECTRA ST. U slučaju trajnog kvara pregrade za prenos, treba obavestiti odgovornu servisnu organizaciju kompanije Leica.
- Rad u funkciji radne stanice je detaljno opisan u uputstvu za upotrebu uređaja HistoCore SPECTRA CV.

**Upozorenje**

Ako navedene pregrade nisu napunjene na preporučeni način, to može dovesti do oštećenja uzorka sa lošijim kvalitetom rezultata ubrizgavanja kontrasta i lošijim kvalitetom postavljanja pokrovnog stakla.
Nepunjjenje propisanih pregrada može rezultirati uništavanjem uzorka usled isušivanja.

6.6.6 Završavanje dnevnog rada

Nakon završavanja dnevne operacije ubrizgavanja kontrasta, uređaj se mora postaviti u režim **pripravnost**:

1. Proverite da li u sledećim pregradama ima preostalih držača i uklonite ih:
 - Fioka za postavljanje (→ "Sl. 64-9")
 - Fioka za uklanjanje (→ "Sl. 64-6")
 - Peć (→ "Sl. 64-1")
 - Pregrada za suvi prenos (→ "Sl. 64-7")
 - Polje posude za reagens (→ "Sl. 64-3"), (→ "Sl. 64-4"), (→ "Sl. 64-5") i (→ "Sl. 64-8")
2. Zatim stavite poklopce na sve posude za reagense.
3. Jednom pritisnite zeleni **prekidač za rad** (→ "Sl. 9-2").
4. Uredaj obaveštava korisnika da treba da potvrdi isključivanje uređaja ponovnim pritiskom **prekidača za rad**.
5. Nakon drugog pritiska na **prekidač za rad**, uređaj se isključuje na kontrolisani način.
6. **Prekidač za rad** je sada crvene boje, a uređaj je u režimu **pripravnosti**.
7. Na kraju isključite dovod vode.

**Upozorenje**

Ako je potrebno obaviti čišćenje ili održavanje uređaja, uređaj se takođe mora isključiti preko **glavnog prekidača** (→ "Sl. 9-1").

7. Čišćenje i održavanje

7.1 Važne napomene o čišćenju ovog uređaja



Upozorenje

Opšte uputstva:

- Pre svakog čišćenja, isključite uređaj pomoću **prekidača za rad** (→ "Sl. 9-2"), a zatim ga isključite preko **glavnog prekidača** (→ "Sl. 9-1").
- Prilikom čišćenja uređaja, nosite odgovarajuću zaštitnu odeću (laboratorijski mantil i rukavice) radi zaštite od reagenasa i potencijalno infektivnih mikrobioloških naslaga.
- Tečnost ne sme doći u kontakt sa električnim priključcima unutar uređaja i ne sme dospeti u unutrašnjost uređaja ili u kućište ispod transportnih poluga.
- Prilikom korišćenja agenasa za čišćenje, poštujte bezbednosna uputstva proizvođača i laboratorijske propise važeće u zemlji rada.
- Potrošene reagense odložite u skladu sa važećim laboratorijskim smernicama u zemlji rada.

Sledeće se primenjuje na sve površine uređaja:

- Bez odlaganja obrišite prosute rastvarače (reagense). Površina poklopca je samo uslovno otporna na rastvarače tokom duže izloženosti!
- Ne koristite ništa od narednog za čišćenje spoljašnjih površina uređaja: alkohol, deterdžente koji sadrže alkohol (npr. sredstvo za pranje prozora), abrazivni prašak za čišćenje, rastvarače koji sadrže acetон ili ksilen.

7.2 Spoljašnje površine, lakirane površine, poklopac uređaja

Površine se mogu čistiti blagim, pH-neutralnim, komercijalno dostupnim agensom za čišćenje. Nakon čišćenja površina, obrišite ih krpom navlaženom vodom.



Upozorenje

Lakirane površine uređaja i plastične površine (npr. poklopac uređaja) se ne smeju čistiti rastvaračima kao što su acetон, ksilen, toluen, zamene za ksilen, alkohol, mešavine alkohola i abrazivna sredstva! U slučaju dužeg izlaganja, površine i poklopac uređaja su samo uslovno otporni na rastvarače.

7.3 TFT ekran osjetljiv na dodir

Ekran čistite krpom koja ne ostavlja vlakna. Može se koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje ekrana u skladu sa informacijama proizvođača.

7.4 Unutrašnjost i posuda za odvod

- Za čišćenje unutrašnjosti i posude za odvod, uklonite posude za reagense i posude za vodu za ispiranje.

Ove oblasti se mogu čistiti blagim, pH-neutralnim, komercijalno dostupnim agensom za čišćenje.

- Nakon čišćenja posude za odvod, detaljno je isperite vodom.

7.5 Transportne poluge

Da bi se očistile površine transportnih poluga (→ "Sl. 91-1"), moraju se obrisati krpom navlaženom vodom ili blagim agensom za čišćenje neutralne pH vrednosti.



Upozorenje

Vodite računa da se tečnost ne prospe ispod kućišta (→ "Sl. 91-2") transportnih poluga, jer tu ima osetljivih delova.


7.6 Pregrada čitača slajdova sa reagensima

Proverite da li u prorezu pregrade čitača slajdova sa reagensima ima prljavštine i naslaga reagenasa. Ako se koriste slajdovi sa uzorcima koji već imaju oštećene ivice, mali komadi stakla ovde mogu da se sakupe (→ "Sl. 91-3"). Stoga se sve naslage u ovoj oblasti moraju pažljivo ukloniti kako bi se spričila povreda.



Upozorenje


Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću (laboratorijski mantil i rukavice) kako biste se zaštitili od posekotina.

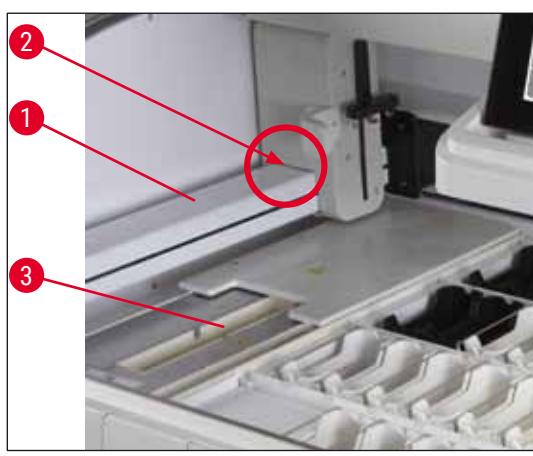

Sl. 91

7.7 Fioke za postavljanje i uklanjanje

- Uklonite posude za reagense iz obe posude i čuvajte ih van uređaja.
- Proverite da li u unutrašnjosti fioka ima ostataka reagenasa i uklonite ih.
- Na kraju, ponovo umetnите posude za reagense na pravilne položaje.
- Sledite postojeće oznake (→ "Sl. 92-1") za pregrade u fiokama.

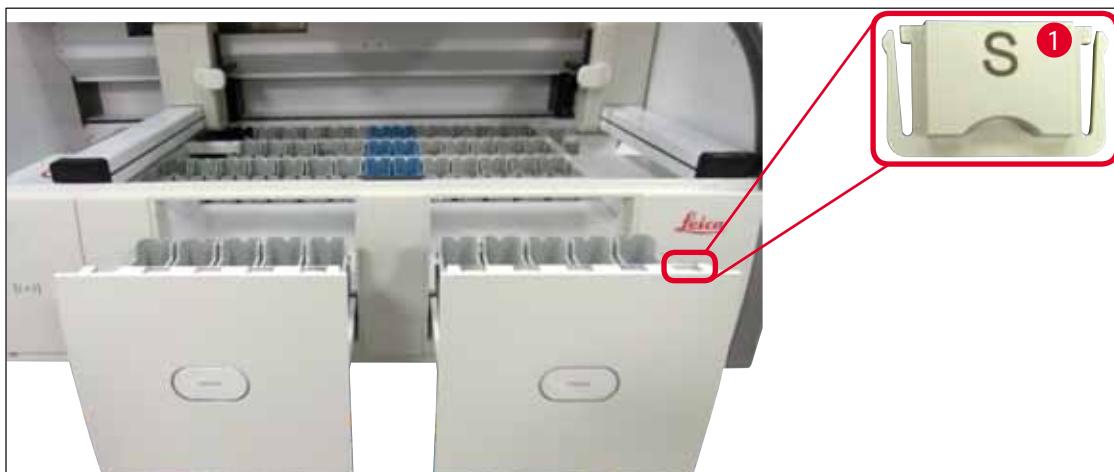

Sl. 92




Napomena

Koristite nalepnice koje su sadržane u (→ Str. 18 – 3.1 Standardna dostava) da biste označili posude za reagense u fiokama za postavljanje i uklanjanje. Odštampana slova imaju sledeće značenje:

- H₂O = voda ili destilovana voda
- A= alkohol
- S= rastvarač, na primer, ksilen

7.8 Pregrada za suvi prenos

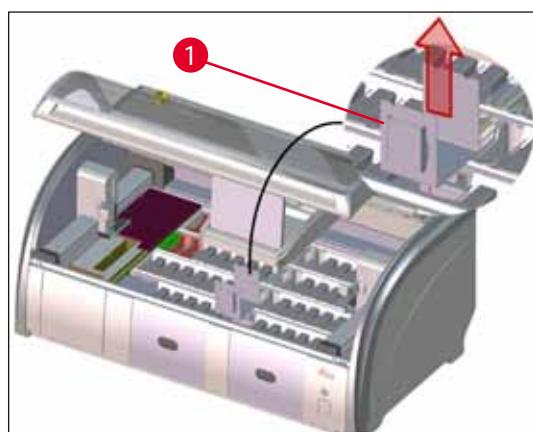


Sl. 93

Nakon umetanja pregrade za suvi prenos, reagensi mogu da kaplju. Ove naslage se moraju redovno uklanjati.

- Da biste to uradili, uklonite umetak (→ "Sl. 93-1") pregrade za suvi prenos povlačenjem nagore, proverite da li postoji kontaminacija i očistite ga ako je potrebno.
- Zatim ponovo umetnите umetak i vodite računa da bude pravilno postavljen.

7.9 Pregrada za prenos (opciono)

- Redovno proveravajte da li u pregradi za prenos (→ "Sl. 94") ima naslaga reagenasa i, ako je potrebno, očistite je komercijalno dostupnim, blagim agensom za čišćenje neutralne pH vrednosti.

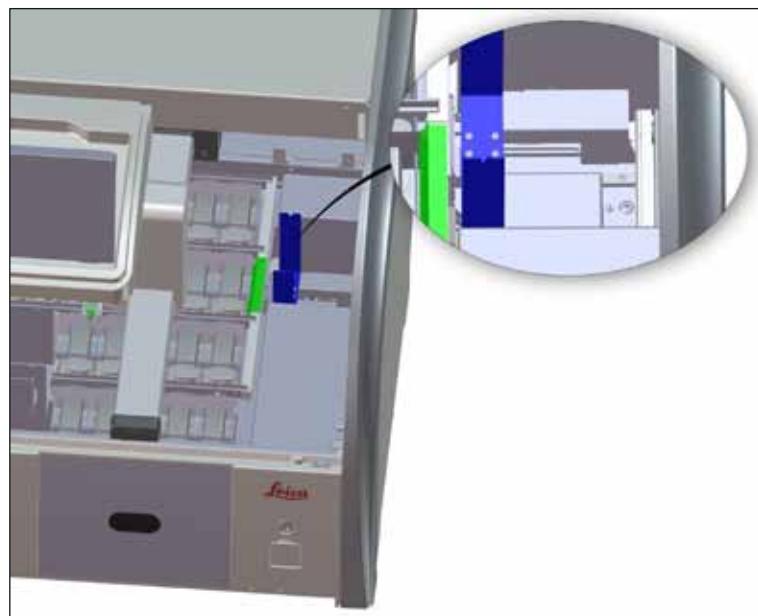

Sl. 94


7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje

- Pojedinačno uklonite posude sa ručice. Vodite računa da ručica bude u pravilnom položaju (→ Str. 88 – 6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense) da biste sprečili prosipanje reagensa.
- Zaptivni prsten (→ "Sl. 95-1") mora ostati pričvršćen na posudu za vodu za ispiranje.
- Reagense odložite u skladu sa lokalnim laboratorijskim specifikacijama.
- Posude za reagense i vodu za ispiranje se mogu čistiti u mašini za pranje posuđa, na maksimalnoj temperaturi od 65 °C, uz korišćenje standardnog, komercijalno dostupnog deterdženta za laboratorijske mašine za pranje posuđa. Ručice mogu da ostanu pričvršćene na različitim posudama tokom ovog procesa.



Upozorenje

- Da biste sprečili oštećenje obloge dodatnog pribora (umeci za posebne boje i ručice slajdova za uzorke za 5 slajdova), on se ne sme čistiti u mašini za pranje sudova. Takođe vodite računa da se obloga ne ošteti prilikom ručnog čišćenja. Ako se obložen dodatni pribor ošteti, može izazvati hemijske reakcije sa reagensima za posebne primene (→ Str. 152 – A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi).
- Posude za reagense u boji se moraju ručno očistiti pre čišćenja u mašini za pranje sudova. Uklonite što je više moguće ostataka boje kako bi se izbeglo gubljenje boje preostalih posuda za reagense u mašini za pranje sudova.
- Nikada ne čistite plastične posude za reagense na temperaturama većim od 65 °C, jer to može da ih deformiše.

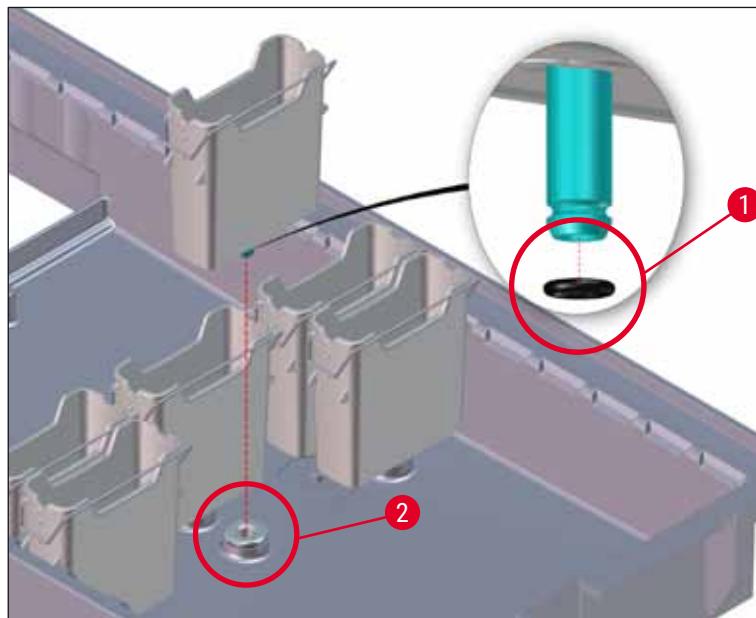

Sl. 95



Napomena

- Treba redovno proveravati da li na posudama za vodu za ispiranje ima kalcifikacije, vidljivih mikrobioloških naslaga bakterija, gljivica, algi i promočivosti. Naslage kamenca se mogu ukloniti blagim rastvorom za čišćenje na bazi sirčeta. Na kraju, isperite posude čistom vodom dok se ne uklone ostaci agensa za čišćenje.
- Nakon čišćenja posuda za vodu za ispiranje i pre njihovog ponovnog umetanja u uređaj, mora se proveriti da li je deo za priključak na sistem za dovod vode pravilno postavljen na crni O-prsten ([→ "Sl. 95-1"](#)).
- Ako O-prstenovi ostanu u uređaju nakon uklanjanja posude za vodu za ispiranje ([→ "Sl. 95-2"](#)), pažljivo ih uklonite kleštima i vratite ih na port za priključak.
- Ako O-prsten nije postavljen ili je pogrešno postavljen, posude za vodu za ispiranje se ne smeju vraćati na položaj nakon čišćenja, jer u suprotnom postoji opasnost od oštećenja funkcije punjenja tokom procesa ubrizgavanja kontrasta.
- Nakon postavljanja ili ispravljanja položaja O-prstena, podmažite ga mazivom Molykote 111 koje je uključeno u ([→ Str. 18 – 3.1 Standardna dostava](#)).
- Zatim se posude za vodu za ispiranje mogu vratiti na svoj položaj.



Upozorenje

Ako očišćene i napunjene posude za vodu za ispiranje treba da se vrate u uređaj, moraju se postaviti na pravilan položaj u skladu sa prikazanim redosledom u rasporedu kadica ([→ Str. 76 – 5.9.9 Kreiranje rasporeda kadica](#)). Da biste to uradili, uključite i pokrenite uređaj.

7.11 Držač i ručica

- Redovno treba proveravati da li na držaču ima naslaga od procesa ubrizgavanja i drugih mogućih kontaminacija.
- Ručica u boji se mora ukloniti sa držača radi čišćenja.
- Da biste uklonili ostatke od ubrizgavanja sa držača, potopite ih u kadicu sa mlakom vodom i blagim, pH neutralnim laboratorijskim sredstvom za čišćenje i pustite da sredstvo za čišćenje deluje. Dok to radite, pažljivo sledite informacije proizvođača u vezi sa agensima za čišćenje i preporučenom oblašću primene.
- Zatim se jaka kontaminacija nastala usled ubrizgavanja može ukloniti četkom.
- Sada dobro isperite držače svežom vodom sve dok više ne preostane naslaga od ubrizgavanja i agensa za čišćenje.
- Ako na držaćima ostanu naslage od montažnog medijuma, treba ih staviti u kadicu sa rastvaračem.



Upozorenje

Držači i ručice ne smeju ostati u rastvaraču duže vreme (npr. nekoliko sati ili tokom noći), jer to može dovesti do deformisanja!

Obavezno je utvrditi da je rastvarač koji se koristi kompatibilan sa montažnim medijumom. Montažni medijumi na bazi ksilena ili toluena se mogu ukloniti pomoću kadice sa ksilenom. Montažni medijumi na bazi zamene za ksilen se mogu ukloniti pomoću kadice koja sadrži odgovarajuću zamenu za ksilen.



Napomena

Maksimalno vreme izlaganja u kadici sa rastvaračem je 1-2 sata. Rastvarač se može isprati alkoholom. Potpuno napunite držače vodom, a zatim ih osušite. Ako se za sušenje koristi eksterna peć, temperatura ne sme da premaši 70 °C.


7.12 Odvod vode



Upozorenje

Sistem za odvod u okviru uređaja se mora redovno čistiti i proveravati da li je pravilan protok. Ako se ova mera ne preduzme, sistem za odvod vode može da se začepi, što može dovesti do prekida ili neispravnosti procesa ubrizgavanja kontrasta.

- Da biste očistili sistem za odvod vode, uklonite 4 zadnje posude za vodu za ispiranje (→ "Sl. 64-4") i sve okolne posude za reagense.
- Preostale posude za reagense se moraju pokriti poklopцима.
- Uklonite drenažnu rešetku i očistite je ako je potrebno (→ "Sl. 96-1").
- Stavite jednu ili dve tablete za čišćenje sa aktivnim kiseonikom (npr. sredstvo za čišćenje Zubne proteze) u odvod i rastvorite u vodi da biste uklonili različite naslage (reagense, bakterije, gljivice, alge).
- Zatim, očistite kompletno zakrivljeno drenažno područje unutar uređaja dugom, savitljivom četkom (→ "Sl. 96-2").
- Proverite protok detaljnim ispiranjem vodom.
- Ponovo umetnite drenažnu rešetku i stavite posude na njihove početne određene položaje.

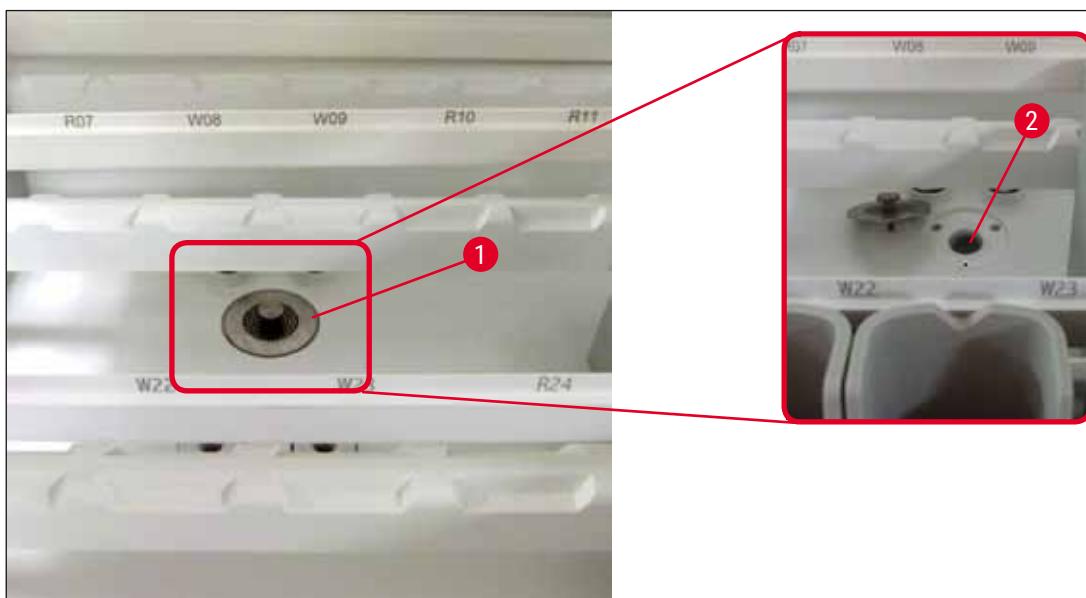

Sl. 96

7.13 Crevo za odvod vode

Crevo za odvod vode mora jednom godišnje da proverava serviser ovlašćen od strane kompanije Leica.

7.14 Zамена kertridža filtera za dovod vode



Upozorenje


Kućište filtera za dovod vode nije otporno na rastvarače i zbog toga može postati krhko i slomiti se. Za čišćenje kućišta filtera za vodu ne koristite alkohol, kao ni sredstva za čišćenje koja u sebi sadrže alkohol (→ "Sl. 97-2"). Posledica bi mogla da bude nekontrolisano curenje vode, što bi moglo da ošteti laboratoriju i laboratorijsko okruženje.

Kertridž filtera za dovod vode mora jednom godišnje da proverava i zamenjuje serviser ovlašćen od strane kompanije Leica.

Integrисани filter za dovod vode (→ "Sl. 97-1") štiti unutrašnje komponente kola vode na uređaju od oštećenja usled taloženja i mineralnih naslaga.

Izdržljivost filtera za vodu zavisi od kvaliteta vode na mestu instalacije. Maksimalan rok trajanja filtera za vodu je godinu dana.

Zbog toga filter za dovod vode treba redovno proveravati gledajući kroz kućište filtera da li ima vidljivih naslaga.

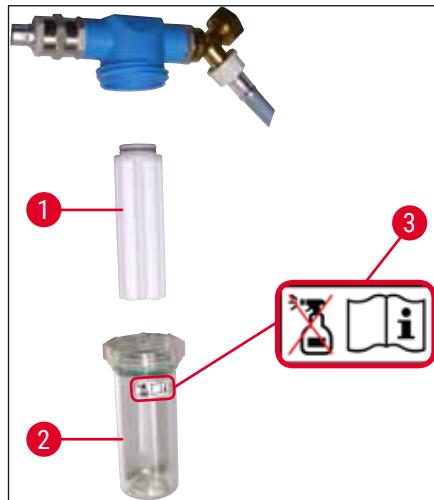

Sl. 97

- 1 Kućište filtera
- 2 Kertridž filtera, br. narudžbine 14 0512 49332
- 3 Nalepnica sa upozorenjem: Za čišćenje ne koristite alkohol ni u jednom obliku i pridržavajte se uputstava za upotrebu



Napomena

Ako se znatna količina naslaga može videti u filteru za vodu pre nego što istekne interval održavanja (1 godina), mora ga zameniti serviser kompanije Leica.

7.15 Zамена filtera za aktivni ugljenik

Filteri za aktivni ugljenik (→ "Sl. 1-1") instalirani na uređaju pomažu u smanjenju isparavanja reagensa u izduvnom vazduhu. Životni ciklus filtera može dosta da varira u zavisnosti od intenziteta korišćenja i konfiguracije reagensa na uređaju. Stoga, redovno menjajte filter za aktivni ugljenik (na svaka 2-3 meseca) i odlažite ga na odgovarajući način u skladu sa važećim laboratorijskim propisima u zemljji rada.

- Jedinica filtera se sastoji od dva pojedinačna elementa filtera (→ "Sl. 98-1"), koji su korisniku dostupni sa prednje strane uređaja.
- Može im se pristupiti bez alata, a mogu se ukloniti povlačenjem jezičaka (→ "Sl. 98-2").
- Umetnite nove elemente filtera tako da jezičci za povlačenje mogu da se dosegnu nakon što se potpuno umetnu, a broj artikla (→ "Sl. 98-3") odštampan na njima bude čitljiv.
- Zabeležite datum postavljanja elementa filtera na beloj nalepnici i zlepite je na levu ili desnu stranu filtera za aktivni ugljenik (→ "Sl. 98-4").
- Oba filtera za aktivni ugljenik se moraju gurnuti dok ne dođu u kontakt sa zadnjom pločom uređaja.



Sl. 98

**Upozorenje**

Ako su nepravilno postavljeni, filteri za aktivni ugljenik mogu da dospeju u oblast pomeranja dve transportne poluge i tako spreče ili prekinu proces ubrizgavanja kontrasta.

7.16 Čišćenje peći


**Upozorenje**

- Pazite se vrelih površina: Nakon korišćenja peći u procesu ubrizgavanja kontrasta, prvo isključite uređaj pre čišćenja i sačekajte najmanje 10 minuta da se ohladi. Umetke peći držite samo na opisanim položajima.
- Unutrašnjost peći se ne sme čistiti rastvaračima, jer postoji rizik da ostaci rastvarača uđu u peć i u njoj isparavaju kada proces počne.


Redovno proveravajte da li ima prljavštine na limenim delovima za sakupljanje naslaga parafina u peći.

- Ručno povucite pokretni poklopac peći (→ "Sl. 99-1") prema prednjem delu uređaja. Poklopac peći ne bi trebalo da se savija u stranu.
- Ako je potrebno, pažljivo pomerite levu transportnu polugu na stranu, tako da se može lako pristupiti umetku peći.

- Prvo uhvatite prednji umetak peći (→ "Sl. 99-2") sa strane i povucite ga nagore van uređaja, a zatim uklonite zadnji umetak peći (→ "Sl. 100-2").
- Odvojite dve komore peći povlačenjem u suprotnom smeru.
- Zatim možete izvući umetak za sakupljanje naslaga parafina iz odgovarajućeg umetka peći (→ "Sl. 100-3") i (→ "Sl. 100-4").
- Proverite da li na limenim delovima ima naslaga parafina i prljavštine i očistite ih. Za topljenje parafina, umeci se mogu postaviti u eksternu laboratorijsku peć.
- Nakon zagrevanja, obrišite naslage parafine krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Proverite da li ventilacioni otvori u komorama peći pravilno rade. Ako su vidljivo prljavi, pažljivo ih očistite krpom koja ne ostavlja vlakna.
- Vratite limene delove natrag u odgovarajući umetak peći u ispravnom smeru (probušena strana okrenuta nagore).
- Nakon čišćenja, prvo vratite zadnji umetak peći (→ "Sl. 100-2") u uređaj na pravilan položaj, a zatim prednji (→ "Sl. 99-2"). Poštujte pravilno pozicioniranje povezanih umetaka peći.

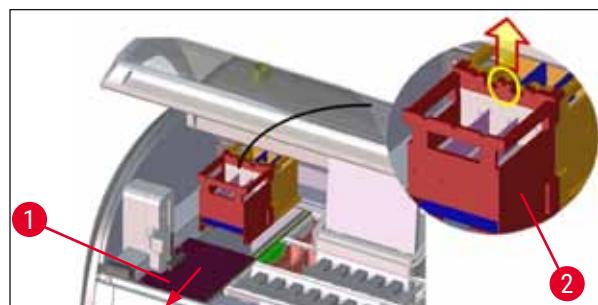

Sl. 99

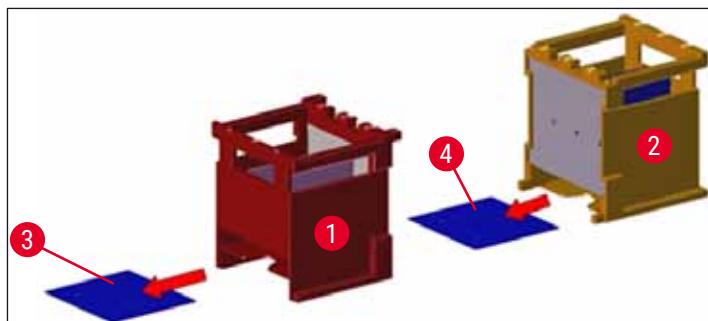


Sl. 100

7.17 Filter za vazduh peći

Filter za vazduh u peći treba redovno proveravati, čistiti i menjati.

- Da biste to uradili, uklonite umetak filtera (→ "Sl. 101-1") i istresite ga ili ga zamenite novim (→ Str. 141 – 9.2 Opcioni dodatni pribor).
- Nakon provere i čišćenja, vratite ga u peć na isti način.

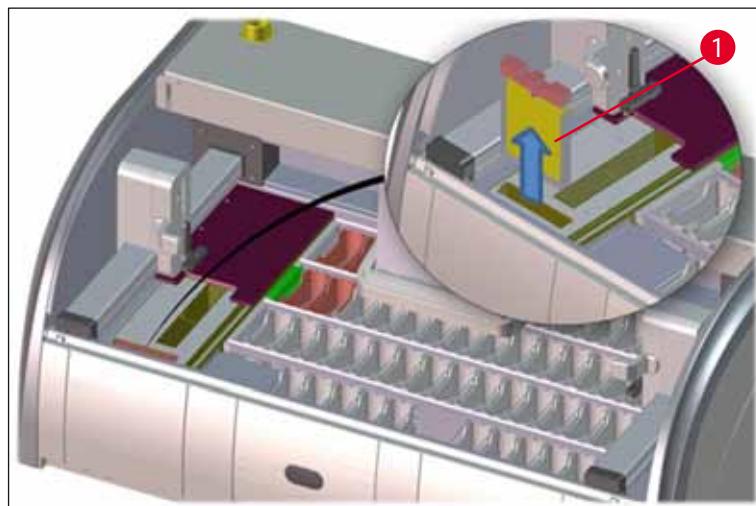

Sl. 101



Napomena

Postavljanje se vrši obrnutim redosledom.

7.18 Intervali održavanja i čišćenja



Upozorenje

- Morate obavljati zadatke održavanja i čišćenja koji su navedeni u nastavku.
- Jednom godišnje uređaj mora proveravati serviser ovlašćen od strane kompanije Leica kako bi se utvrdilo da li kontinuirano pravilno radi.

Da bi bio zagarantovan dugoročan rad uređaja bez problema, preporučuje se sledeće:

- Sklapanje ugovora o održavanju i posle isteka garancije. Za više informacija, kontaktirajte odgovarajuću organizaciju korisničkog servisa.

7.18.1 Dnevno čišćenje i održavanje



Upozorenje

Ako se osetljivi delovi i oblasti uređaja jako uprljavaju ili ako dođe do prosipanja reagenasa, oni se odmah moraju očistiti, jer u suprotnom nije zagarantovan pouzdan radni tok.

- 1 Proverite i napunite/dopunite posude za reagense. ([→ Str. 88 – 6.2.1 Priprema i rukovanje posudama za reagense](#))
- 2 Pokrijte posude za reagense i, ako je potrebno, čuvajte ih sa poklopcima u frižideru.
- 3 Proverite da li na držaćima i ručicama ima naslaga parafina ili boje i slomljenog stakla.
- 4 Proverite da li ima naslaga reagenasa u pregradi čitača slajdova sa uzorcima i očistite je ako je potrebno. ([→ Str. 112 – 7.6 Pregrada čitača slajdova sa reagensima](#))
- 5 Proverite da li na površini u oblasti fioke za postavljanje i uklanjanje ima ostataka rastvarača i očistite ih ako je potrebno. ([→ Str. 113 – 7.7 Fioke za postavljanje i uklanjanje](#))
- 6 Očistite umetak pregrade za suvi prenos ako je potrebno. ([→ Str. 113 – 7.8 Pregrada za suvi prenos](#))

- 8 Proverite da li ima naslaga reagenasa u pregradi za prenos (opcionoj) i očistite je ako je potrebno. ([→ Str. 114 – 7.9 Pregrada za prenos \(opciono\)](#))

7.18.2 Čišćenje i održavanje po potrebi

- 1 Ekran čistite krpom koja ne ostavlja vlakna. Sredstvo za čišćenje ekrana se može koristiti u skladu sa uputstvima proizvođača. ([→ Str. 111 – 7.3 TFT ekran osjetljiv na dodir](#))
- 2 Očistite spoljašnje/farbane površine. ([→ Str. 111 – 7.2 Spoljašnje površine, lakirane površine, poklopac uređaja](#))
- 3 Očistite poklopac uređaja. ([→ Str. 111 – 7.2 Spoljašnje površine, lakirane površine, poklopac uređaja](#))

7.18.3 Nedeljno čišćenje i održavanje

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Proverite/očistite posude za vodu za ispiranje od bakterijskih kontaminacija i proverite zaptivne prstenove da biste utvrdili da su postavljeni. | (→ Str. 114 – 7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje) |
| 2 | Očistite posude za reagense. | (→ Str. 114 – 7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje) |
| 4 | Očistite držače i ručice. | (→ Str. 116 – 7.11 Držač i ručica) |
| 5 | Proverite da li odvod i drenažna rešetka za vodu na uređaju pravilno rade i očistite ako je potrebno. | (→ Str. 116 – 7.12 Odvod vode) |
| 6 | Proverite da li ima prljavštine na transportnim polugama i očistite ih ako je potrebno. | (→ Str. 112 – 7.5 Transportne poluge) |

7.18.4 Mesečno čišćenje i održavanje

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Proverite filter za dovod vode (pogledajte kroz kućište filtera). | (→ Str. 117 – 7.14 Zamena kertridža filtera za dovod vode) |
| 2 | Proverite, očistite ili, ako je potrebno, zamenite filter za vazduh peći za sušenje novim. | (→ Str. 141 – 9.2 Opcioni dodatni pribor)
(→ Str. 121 – 7.17 Filter za vazduh peći) |
| 3 | Očistite posudu za kapanje. | (→ Str. 112 – 7.4 Unutrašnjost i posuda za odvod) |
| 4 | Proverite umetak peći za sušenje i posudu za sakupljanje ostataka parafina i očistite ga. | (→ Str. 119 – 7.16 Čišćenje peći) |

7.18.5 Čišćenje i održavanje na svaka tri meseca

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Zamena filtera za aktivni ugljenik. | (→ Str. 118 – 7.15 Zamena filtera za aktivni ugljenik) |
|---|-------------------------------------|--|

7.18.6 Godišnje čišćenje i održavanje

- | | |
|---|--|
| 1 | Provera i održavanje uređaja od strane servisera kog je ovlastila kompanija Leica. |
|---|--|

8. Neispravnosti i otklanjanje problema

8.1 Otklanjanje kvarova na uređaju

Greška/problem

Rastući nivo vode u posudi za odvod sa alarmom.

Uzrok

Odvod vode delimično ili potpuno blokiran

Rešavanje problema

Provera i održavanje creva za odvod vode (→ "Sl. 7-1"). Za ovo kontaktirajte odgovorni servis kompanije Leica.

Sistem za odvod vode u uređaju i/ili drenažna rešetka delimično ili potpuno blokirani.

Provera i održavanje sistema za odvod vode u uređaju.

Sledite uputstva za čišćenje u (→ Str. 121 – 7.18 Intervali održavanja i čišćenja).

Ako se blokada ne otkloni, dotok vode u posude za vodu za ispiranje je zaustavljen, a proces ubrizgavanja kontrasta je prekinut. Stoga, uzorci se moraju ukloniti sa uređaja i staviti na bezbedan položaj ili u privremeno skladište (→ Str. 126 – 8.2 Slučaj nestanka struje i neispravnost uređaja).

Smanjeno punjenje tokom ciklusa ubrizgavanja kontrasta sa mogućim nekonistentnim rezultatima ubrizgavanja.

Dotok vode u posude za vodu za ispiranje umanjen/blokiran.

Praćenje i održavanje posuda za vodu za ispiranje.

Mogući uzroci:

- Posude za vodu za ispiranje nepravilno postavljene (proverite O-prsten).
- Kalcifikacija posude za vodu za ispiranje.

Sledite uputstva za čišćenje u (→ Str. 114 – 7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje).

Posude za vodu za ispiranje se ne prazne automatski tokom pauza u radu uređaja. Ustajala voda može biti uzrok mikrobiološke kontaminacije u posudi za vodu za održavanje i uzorcima.

Dodatni otvor za odvod ode na osnovi posuda za vodu za ispiranje je blokiran kalcifikacijom/prljavštinom.

Poštujte redovne intervale za održavanje.

Praćenje i održavanje posuda za vodu za ispiranje.

Sledite uputstva za čišćenje u (→ Str. 114 – 7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje).

Poštujte redovne intervale za održavanje.

Greška/problem	Uzrok	Rešavanje problema
Nedovoljno ispiranje tokom procesa ubrizgavanja kontrasta može izazvati nekonzistentne rezultate ubrizgavanja kontrasta.	Pritisak vode prenizak u sistemu za odvod vode u laboratoriji ili fluktuacije tokom različitih perioda u toku dana.	Propisani minimalni zahtevi za pritisak vode (→ Str. 19 – 3.2 Specifikacije) se moraju ispuniti (čak i u slučaju mogućih neslaganja tokom dana).
Posude za reagense su deformisane.	Korišćenje reagenasa koji nisu dozvoljeni (npr. fenol u Cil-Nilsenovoj boji ili Gramova boja itd.). Nepravilno primenjena procedura čišćenja.	Praćenje korišćenih reagenasa pomoću liste dozvoljenih reagenasa (→ Str. 152 – A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi). Sledite uputstva za čišćenje u (→ Str. 114 – 7.10 Posude za reagense i posude za vodu za ispiranje).
Nekonzistentni rezultati ubrizgavanja kontrasta	Tolerancija koraka programa za reagense za ubrizgavanje kontrasta nije pravilno definisana.	Provera programa za ubrizgavanje kontrasta i reagenasa. Najkraći koraci programa zahtevaju potpuno postupanje u skladu sa korakom ubrizgavanja kontrasta. Tolerancija reagensa mora biti podešena na 0%.
Varirajući rezultati ubrizgavanja kontrasta	Klase procesa (uklanjanje parafina, ubrizgavanje kontrasta itd.) za reagense nisu pravilno dodeljene. To znači da je moguće da raspored kadica nije optimalno kreiran. Reagensi koji treba da se koriste samo u jednom programu se koriste u drugim programima. Reagens je bio uprljan, jer nije programiran kao "Isključivo".	Provera i ispravljanje dodeljenih klasa reagenasa (→ Str. 58 – Kreiranje novog reagensa ili kopiranje reagensa). Provera i ispravljanje programiranja odgovarajućih reagenasa.
Nedovoljan kvalitet ubrizgavanja kontrasta	Kvalitet vode ne zadovoljava tip 1, ISO 3696	Testirajte kvalitet vode u skladu sa standardom ISO 3696 i podešite kvalitet vode ako je potrebno. Provera i ispravljanje informacija o vremenu uključivanja i temperaturi peći za programe koje definiše korisnik.
Nakon sušenja, tkivo ne prijava dovoljno na slajd za uzorak i otpulta tokom procesa ubrizgavanja kontrasta.	Za programe koje definiše korisnik, izabrano vreme uključivanja i temperatura peći (ili oba) su preniski.	

Greška/problem	Uzrok	Rešavanje problema
Procesi ubrizgavanja kontrasta su završeni, ali ponovljeno ili dodatno programiranje (režim supervizora) ne može da se završi.	Programiranje može da se završi samo kada je uređaj u režimu spavanja; drugim rečima, obrada držača ne sme biti u toku; ovo takođe uključuje položaje fioke za uklanjanje.	Uklonite držače iz fioke za uklanjanje, zatim obavite programiranje.
Pokretanje uređaja ne može da se izvrši.	Poluge su blokirane.	Proverite da li je filter za aktivni ugljenik na pravilnom položaju.
Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti pokazuje nepravilne rezultate.	Klipovi umetnute posude za reagens izbijaju van posude za reagens i nepravilno su protumačeni u skeniranju nivoa napunjenosti.	Proverite da li je klip posude za reagens pravilno postavljen i, ako je potrebno, ispravite.
Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti pokazuje netačne rezultate za pregrade fioke za postavljanje i/ili pregrade za suvi prenos. Pojedinačne pregrade su prijavljene kao "Nedostaju".	Naslage na dnu prazne posude za reagens i/ili pregrade za suvi prenos utiču na metode merenja automatskog skeniranja nivoa napunjenosti.	Očistite posude za reagense i/ili pregradu za suvi prenos i uklonite prilepljene naslage kamenca. Zatim ponovite skeniranje nivoa napunjenosti (→ Str. 90 – 6.2.2 Automatsko skeniranje nivoa napunjenosti).

8.2 Slučaj nestanka struje i neispravnost uređaja



Napomena

- U slučaju kratkotrajnog nestanka struje (od nekoliko sekundi), uređaj HistoCore SPECTRA ST ima interni UPS (neprekidno napajanje). Korisnik dobija obaveštenje o kratkotrajanom nestanku struje putem poruke sa informacijom na ekranu. Poruka sa informacijom se gubi čim se vrati napajanje. Događaj se unosi u evidenciju događaja.
- Zaobilaženje dugotrajanog nestanka struje je moguće samo pomoću eksternog UPS (→ Str. 29 – 4.3.1 Korišćenje spoljašnjeg neprekidnog napajanja (UPS)).

U slučaju dugoročnog nestanka struje (traje > 3 sekunde), uređaj se isključuje. Događaj se unosi u evidenciju događaja.

Interni UPS obezbeđuje da se prenosivi držači postave na bezbedne položaje iznad dve pregrade za reagense (→ "Sl. 102") kako bi se sprečilo slučajno spuštanje u nekompatibilan reagens.

**Upozorenje**

Izmeštanje reagensa može da se javi kao rezultat prilepljenih reagenasa prilikom odlaganja držača. Treba proveriti da li u posudama za reagense na koje se to odnosi ima naslaga pre početka procesa ubrizgavanja i zameniti ih ako je potrebno (→ Str. 97 – Zамена reagensa).



Sl. 102

Uređaj se restartuje čim se vrati napajanje.

Tokom pokretanja, softver uređaja izdaje seriju poruka i uputstava korisniku, koje mu/njoj pružaju informacije o nestanku struje i daje mu/njoj uputstva kako da nastavi.

Korisnik može da otkaže ili nastavi rad softvera procesa za ubrizgavanje kontrasta pomoću prikazane pomoći.

**Upozorenje**

Korisnik mora odmah da ukloni držače na kritičnim položajima sa uređaja.

Pregrade za reagense definisane kao "kritični" položaji su one u kojima prekomerno vreme zadržavanja može dovesti do opadanja kvaliteta ubrizgavanja kontrasta ili do uništavanja uzorka.


Kritični položaji:

- » Pregrade za vodu za ispiranje (→ "Sl. 103-1") i destilovanu vodu (→ "Sl. 103-2")
 - ① Posude se mogu isprazniti, a uzorci isušiti kontinuiranim, automatskim odvodom vode na pod posude. Uzorke treba ukloniti sa uređaja i bezbedno čuvati van njega, tj. proces ubrizgavanja kontrasta treba završiti ručno.
- » Pregrada za suvi prenos (→ "Sl. 103-3")
 - ① Uzorci nisu postavljeni u reagens i mogu da se isuše. Uzorke treba ukloniti sa uređaja i bezbedno čuvati van njega, tj. proces ubrizgavanja kontrasta treba završiti ručno.
- » Pregrada čitača slajdova sa uzorcima (SID) (→ "Sl. 103-4")
 - ① U slučaju nestanka struje, držač postavljen u pregradu čitača slajda sa uzorkom se postavlja na bezbednu lokaciju između dve pregrade za reagense (→ "Sl. 102"). Uklonite držač kao što je opisano (→ Str. 134 – 8.2.4 Uklanjanje držača sa mehanizma hvataljke) i ponovo ga umetnite u fioku za postavljanje.
- » Pregrade peći (→ "Sl. 103-5")
 - ① Može doći do pada temperature u pregradi peći tokom dugotrajnog nestanka struje. To može rezultirati time da se uzorci ne osuše pravilno. Držače na koje se to odnosi treba ukloniti iz peći i ponovo postaviti u fioku za postavljanje.
- » Pregrada za prenos (→ "Sl. 103-8")
 - ① Uzorci nisu postavljeni u reagens i mogu da se isuše. Uzorke treba ukloniti sa uređaja i bezbedno čuvati van njega ili ručno umetnuti i postaviti u fioku za postavljanje uređaja HistoCore SPECTRA CV radi postavljanja pokrovnog stakla.



Upozorenje


Korisnik treba da proveri da li postoje dodatni držači u preostalim pregradama za reagense (→ "Sl. 103-6") gde prekomerno vreme zadržavanja može dovesti do gubitka kvaliteta ubrizgavanja kontrasta zbog reagenasa koji su korišćeni u ovim određenim pregradama. Uzorke treba ukloniti sa uređaja i bezbedno čuvati van njega, tj. proces ubrizgavanja kontrasta treba završiti ručno.

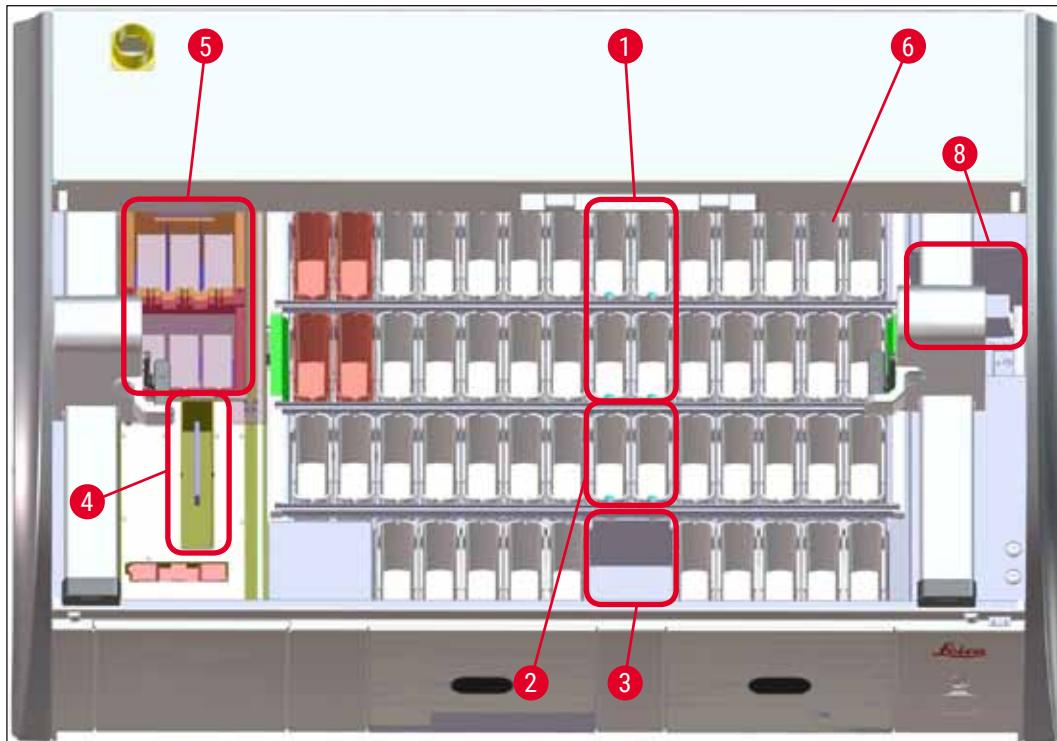

Sl. 103


8.2.1 Postupak nakon nestanka struje

- ① Prva poruka sa informacijom nakon što se uređaj automatski restartuje obaveštava korisnika o vremenu nestanka struje (→ "Sl. 104"). Potvrdite ovu poruku sa informacijom pritiskom na dugme **U redu** da biste dobili dodatna uputstva za nastavak procesa ubrizgavanja.

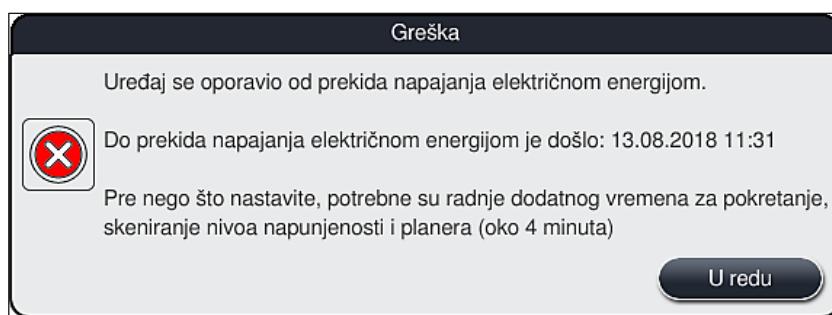


Sl. 104

1. Nakon potvrđivanja ove poruke sa informacijom, korisnik dobija obaveštenje da je moguće da su periodi ubrizgavanja kontrasta prekoračeni, tj. pojedinačni držači su već proveli previše vremena u reagensu pod određenim okolnostima ili u kritičnoj pregradi, što može oštetiti kvalitet ubrizgavanja. Potvrdite ovu poruku sa informacijom (→ "Sl. 105") pritiskom na dugme **U redu** da biste nastavili.

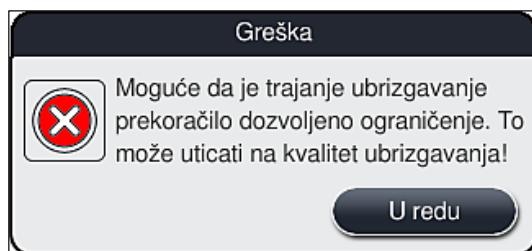


Sl. 105

2. Nakon toga, ova poruka sa informacijom obaveštava korisnika da proveri (→ "Sl. 106") da li je ili ne uređaj postavio jedan ili dva držača na bezbedan položaj između dve posude za reagense (→ "Sl. 102").

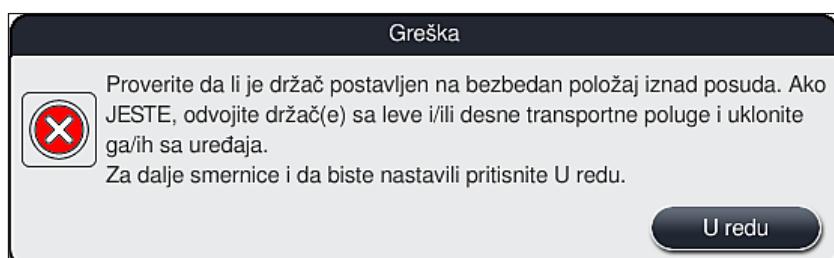


Sl. 106

3. Nakon pritiskanja dugmeta **U redu** (→ "Sl. 106"), pojavljuje se druga poruka sa informacijom (→ "Sl. 107") koja korisniku daje uputstva za pravilnu proceduru uklanjanja odgovarajućih držača.

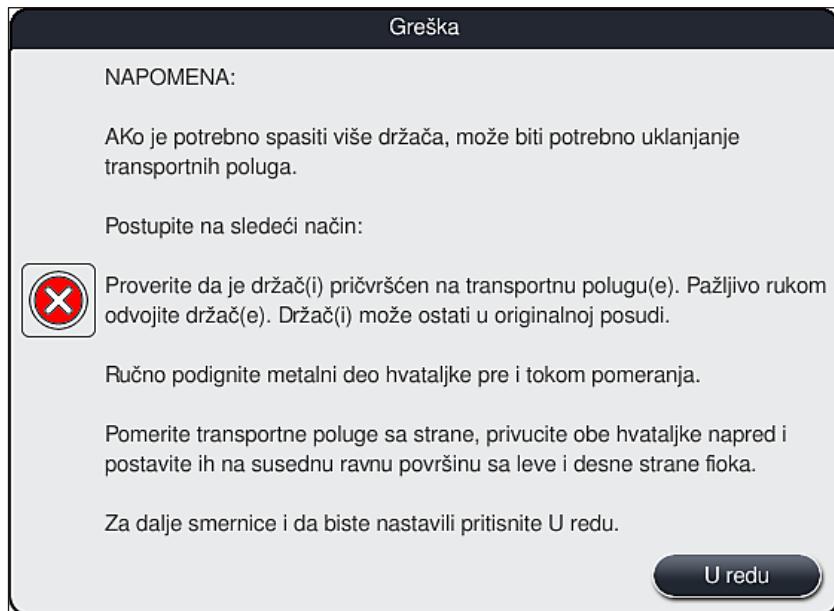

Sl. 107

4. Nakon toga, korisnik ima opciju izbora da li se ili ne proces ubrizgavanja nastavlja
 (→ Str. 131 – 8.2.2 Nastavljanje procesa ubrizgavanja kontrasta nakon nestanka struje) ili
 otkazuje (→ Str. 133 – 8.2.3 Otkazivanje svih procesa ubrizgavanja nakon nestanka struje)
 (→ "Sl. 108").

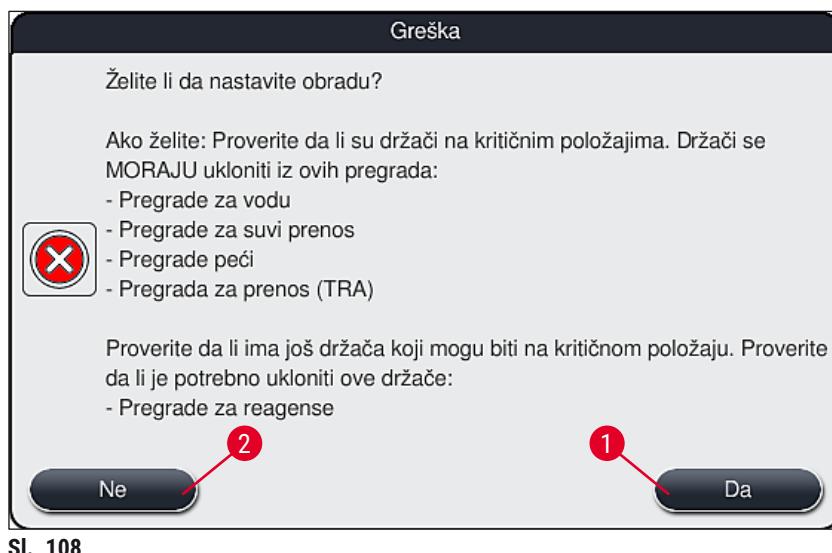

Sl. 108

8.2.2 Nastavljanje procesa ubrizgavanja kontrasta nakon nestanka struje

1. Da biste nastavili proces ubrizgavanja, pritisnite dugme **Da** (→ "Sl. 108-1").



Napomena


U narednom meniju, držači koji se obrađuju se prikazuju u pregledu rasporeda kadica (→ "Sl. 109").

2. Uklonite kritične držače sa uređaja u skladu sa prethodnom porukom sa informacijom (→ "Sl. 108") i potvrdite uklanjanje pritiskanjem odgovarajuće pregrade (→ "Sl. 109-1") na ekranu.



Napomena

- Držače koji se obrađuju u trenutku nestanka struje je moguće ukloniti samo na način koji je ovde opisan.
- Uzorke sa uklonjenih držača treba čuvati na bezbednom van uređaja, tj. proces ubrizgavanja treba završiti ručno.

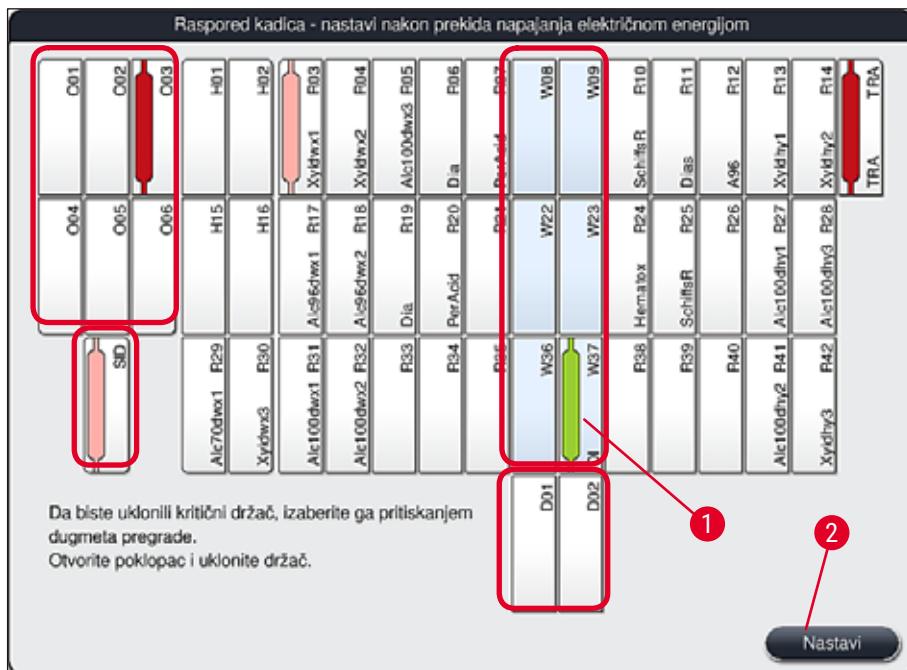

Sl. 109

3. Ako su svi kritični držači uklonjeni, pritisnite dugme **Nastavi**, poštujući narednu poruku sa informacijom i potvrdite pritiskom na dugme **U redu**.
4. Na kraju, uređaj obavlja automatsko skeniranje nivoa napunjenošću i nastavlja proces ubrizgavanja za držače koji su preostali na uređaju.



Upozorenje

- Preostali držači u fioci za postavljanje se ne detektuju pod određenim okolnostima. U ovom slučaju, otvorite fioku za postavljanje i ponovo je zatvorite.
- Program se mora ponovo dodeliti belim držačima.
- Za bele držače, fioka za postavljanje se takođe mora otvoriti, a oznaka slajda sa uzorkom mora da se proveri radi identifikacije pravilnih programa da bi se utvrdilo koji program treba ponovo da se dodeli.


8.2.3 Otkazivanje svih procesa ubrizgavanja nakon nestanka struje

- Ako treba otkazati proces ubrizgavanja za sve držače, pritisnite dugme **Ne** (→ "Sl. 108-2") i potvrđite sledeću poruku upozorenja pritiskom na dugme **U redu** (→ "Sl. 110-1") da biste započeli uklanjanje držača.




Napomena

Otkazivanje procesa ubrizgavanja i povratak na prethodni meni za biranje (→ "Sl. 108") se može poništiti pritiskom na dugme **Otkaži** (→ "Sl. 110-2").

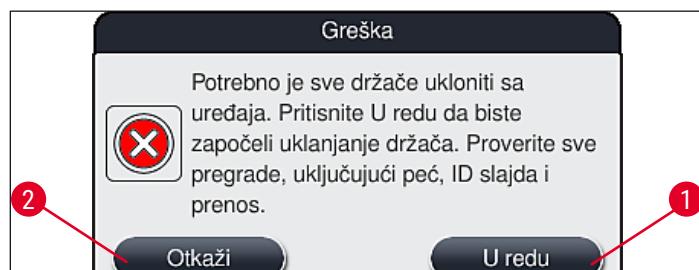

Sl. 110

- Otvorite poklopac uređaja i uklonite sve držače.
- Potvrdite uklanjanje držača pritiskom na odgovarajuću pregradu (→ "Sl. 111-1") na ekranu.

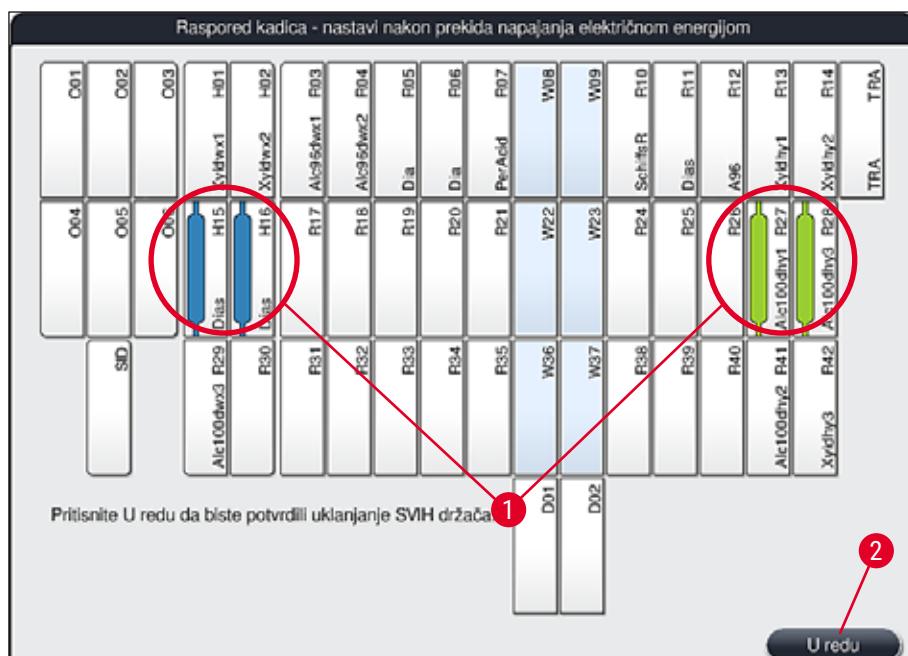

Sl. 111

- Nakon uspešnog uklanjanja svih držača, pritisnite dugme **U redu** (→ "Sl. 111-2") da biste napustili meni i nastavili pokretanje uređaja.

**Upozorenje**

- Preostali držači u fioci za postavljanje se ne detektuju pod određenim okolnostima. U ovom slučaju, otvorite fioku za postavljanje i ponovo je zatvorite.
- Program se mora ponovo dodeliti belim držaćima.
- Za bele držače, fioka za postavljanje takođe mora da se otvori i oznaka slajda za uzorak proveri da bi se identifikovali pravilni programi.

✓ Nakon uklanjanja kritičnih držača sa uređaja, preostali držači se dalje obrađuju, a novi držači se mogu umetnuti u fioku za postavljanje.


8.2.4 Uklanjanje držača sa mehanizma hvataljke

① Držači su pričvršćeni na dnu mehanizma hvataljke samim mehanizmom pomoću dve kuke. U slučaju nestanka struje, držač se mora otpustiti sa mehanizma hvataljke radi uklanjanja sa uređaja.

- Jednom rukom uhvatite ispod ručice držača (→ "Sl. 113-2") i blago je gurnite nagore (→ "Sl. 113-3").
- Klizanjem pomerite držač za oko 1 cm prema unutrašnjosti uzorka (→ "Sl. 113-4").
- Uhvatite mehanizam hvataljke (→ "Sl. 113-1") slobodnom rukom, klizanjem pomerite nagore (→ "Sl. 113-5") i čvrsto držite.
- Držač se sada može ukloniti sa uređaja i odložiti sa strane.
- Na kraju, gurnite mehanizam hvataljke napred i pažljivo ga postavite na slobodnu površinu pored leve fiokе za postavljanje (→ "Sl. 114-3") ili pored desne fiokе za uklanjanje (→ "Sl. 114-6").



Sl. 113

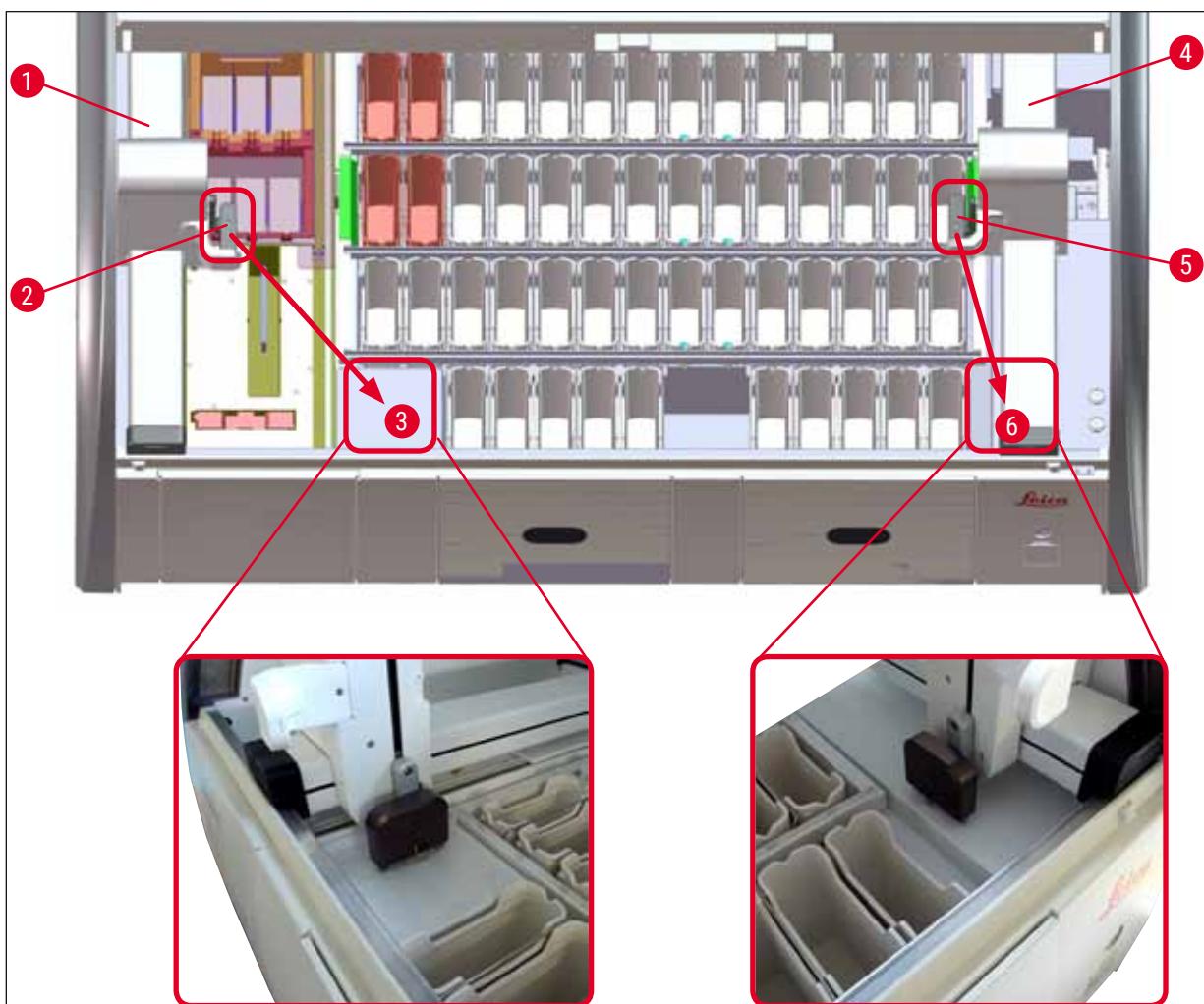

Sl. 114

**Upozorenje**

Nakon restartovanja uređaja, pojavljuje se poruka o grešci koja se može koristiti za pozivanje rasporeda kadica (→ "Sl. 39") radi pomoći u uklanjanju određenog držača. Korisnik mora ručno da ukloni sve držače koji se obrađuju sa uređajem. Takođe proverite pregradu čitača slajda sa uzorkom (→ "Sl. 3-2") i peć (→ "Sl. 3-10") na držaču i zamenite ih ako je potrebno:

Uzorci se moraju čuvati van uređaja u odgovarajućem reagensu, a koraci već započetih programa ubrizgavanja kontrasta se moraju ručno nastaviti do završetka programa. Korisnik je odgovoran za dalju obradu uzorka.

- Nakon ponovnog uspostavljanja napajanja, uređaj se može restartovati i mogu se postaviti novi uzorci.


**Napomena**

U slučaju ozbiljnih neispravnosti uređaja koje zahtevaju uklanjanje uzorka sa uređaja zbog otazivanja procesa ubrizgavanja, mora se slediti procedura prikazana za slučaj nestanka struje. Ozbiljne neispravnosti uređaja su naznačene definisanim zvukom alarma (→ Str. 45 – 5.7.4 Meni za tonove alarma – Tonovi greške i signala).

8.2.5 Uklanjanje držača sa pregrade za prenos


ⓘ Ako se neispravnost javi u režimu radne stanice dok uređaj za prenos uređaja HistoCore SPECTRA ST prenosi držač na uređaj HistoCore SPECTRA CV pomoću pregrade za prenos, korisnik mora da proveri gde se držač nalazi.

1. Otvorite poklopac uređaja HistoCore SPECTRA ST.
2. Proverite da li se držač i dalje može videti sa pregrade za prenos (→ "Sl. 115-1").

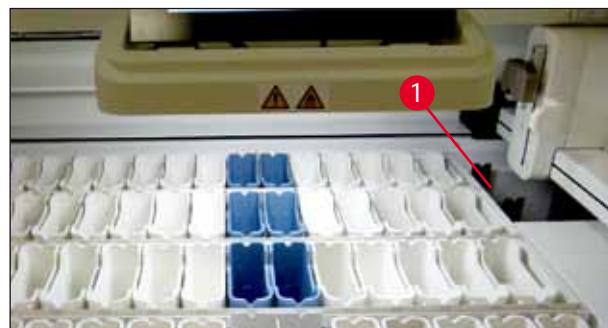

Sl. 115

3. Ako je to slučaj, ručno povucite nosač (→ "Sl. 116-1") za pregradu za prenos natrag u uređaj HistoCore SPECTRA ST (→ "Sl. 116-2") i uklonite držač slajdova (→ "Sl. 116-3") sa držača (→ "Sl. 116-4").

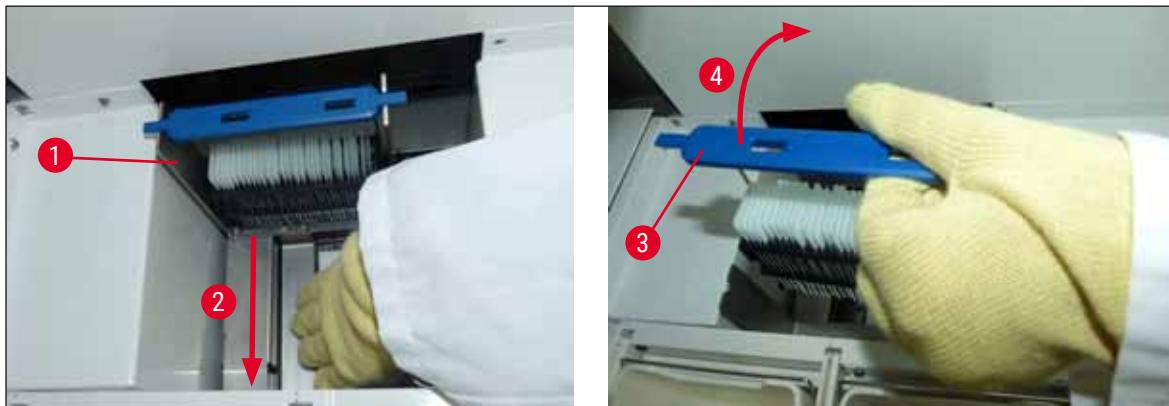

Sl. 116

4. Nakon ovoga, uklonite držač sa uređaja i bezbedno ga čuvajte.
5. Nakon otklanjanja kvara uređaja, umetnite držač u fioku za postavljanje uređaja HistoCore SPECTRA CV da biste započeli proces postavljanja pokrovног stakla.

8.3 Zамена главних осигурача



Upozorenje

Уређај треба искључити помоћу [прекидача за напајање](#), као и са напајања у случају његовог квара. Тада се могу проверити главни осигурачи.

- Да бисте то урадили, отворите поклопац и одврните два држача осигурача на врху десног поклопца (→ "Sl. 117-1") рavnim odvijačem i проверите има ли оштећења.



Upozorenje

Мора се користити одговарајући равни одвиваčа како би се спречило оштећење држача осигурача.



Upozorenje

Пазите на оштећене осигураче! Могућ ризик од повреде zbog сломљеног стакла!



Sl. 117

- Ако је осигурач оштећен, уклоните га са држача осигурача и замените га новим осигурачем (→ Str. 18 – 3.1 Standardna dostava).
- Инсталација се обавља обрнутим redosledom операција.

8.4 Daljinska podrška

Serviser kompanije Leica može koristiti daljinsku podršku za daljinsko praćenje, pristupanje i popravku proizvoda koji se koriste na lokaciji korisnika.

Ako je uređaj povezan na daljinsku podršku ([→ Str. 56 – 5.7.10 Mrežna podešavanja](#)) i dođe do kvara, servis kompanije Leica može direktno da pristupi ekranu nakon što dobije dozvolu od korisnika.

- Da biste to uradili, kontaktirajte servisni tim kompanije Leica i obavestite ga o kvaru.
- Serviser kompanije Leica sada pristupa uređaju putem daljinske podrške.
- Korisnik o tome dobija obaveštenje putem poruke sa informacijom na ekranu i odobrava pristup uređaju potvrđivanjem poruke.
- Serviser kompanije Leica pokušava da otkloni kvar zajedno sa korisnikom.
- Na kraju daljinskog pristupa, korisnik ([→ "Sl. 16-4"](#)) ili serviser kompanije Leica ponovo isključuje daljinsku podršku.




Napomena

Korisnik može da isključi aktivnu vezu daljinske podrške u svrhe servisiranja u bilo kom trenutku pritiskom na simbol za povezivanje ([→ "Sl. 16-4"](#)).

8.5 Sistem za odvod vode blokiran

Blokada sistema za odvod vode (na drenažnoj rešetki ([→ "Sl. 96-1"](#)) ili na crevu za odvod ([→ "Sl. 7-1"](#)) može dovesti do rastućeg nivoa vode u posudi za odvod. Kao rezultat, može se dostići kritičan nivo vode u uređaju. Korisnik dobija poruka o grešci ([→ "Sl. 118"](#)) na ekranu i oglašava se alarm.

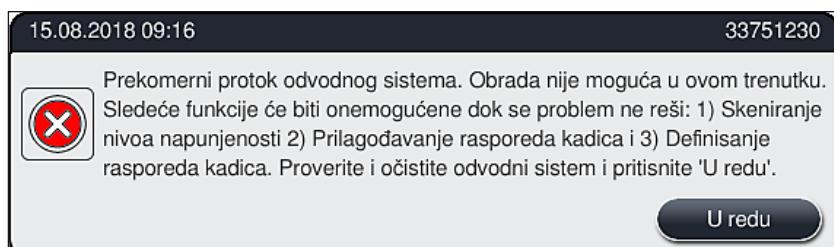

Sl. 118



Upozorenje

Može doći do gubitka kvaliteta i odlaganja u procesu ubrizgavanja kontrasta u slučaju kritičnog rastućeg nivoa vode u uređaju, što je rezultat blokade u sistemu za odvod vode. Tekući programi ubrizgavanja kontrasta se privremeno zaustavljaju. Korisnik treba odmah da otkloni blokadu kao što je opisano u nastavku.

Otklanjanje blokade sistema za odvod vode**Upozorenje**

- Ako se držači i dalje nalaze u posudama za vodu za ispiranje, treba ih ukloniti i privremeno sačuvati u vodi van uređaja.
- Zapišite položaj uklonjenog držača da biste obezbedili da proces ubrizgavanja kontrasta može ponovo da se nastavi nakon otklanjanja blokade.
- Susedne posude za reagense treba poklopiti radi zaštite i mogu da ostanu u uređaju.

1. Otvorite poklopac uređaja ako se javi poruka upozorenja (→ "Sl. 118").
2. Pažljivo uklonite posude za vodu za ispiranje i, ako je potrebno, susedne posude za reagense iznad drenažne rešetke (→ Str. 116 – 7.12 Odvod vode).

**Upozorenje**


Budite pažljivi prilikom uklanjanja posuda za vodu za ispiranje. Podignite svaku pojedinačnu posudu za vodu za ispiranje i pustite da voda iz nje otekne u posudu za odvod. Kako biste uklonili posude sa uređaja bez kapanja vode u posude za reagense, potrebno je potpuno iz sprazniti.

3. Proverite drenažnu rešetku i zakriviljeni drenažni deo unutar uređaja (→ "Sl. 96-2") zbog začepljenja i očistite ih kao što je opisano u (→ Str. 116 – 7.12 Odvod vode) i (→ Str. 117 – 7.13 Crevo za odvod vode), ako je potrebno.
4. Ako se blokirana voda ispusti, prethodno uklonjene posude za vodu za ispiranje, posude za reagense i držači se mogu vratiti na početne položaje.

**Upozorenje**

Imajte u vidu da se poklopci prethodno pokrivenih posuda za reagense moraju ukloniti pre ponovnog zatvaranja poklopca uređaja.

5. Zatvorite poklopac uređaja i potvrdite poruku sa informacijom (→ "Sl. 119") pritiskom na dugme **U redu**.

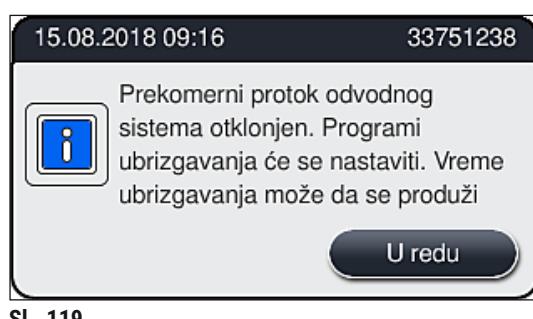


Sl. 119



Upozorenje

Ako korisnik ne može da otkloni blokadu i ako nivo vode u posudi za odvod ostane kritičan, svi držači se moraju ukloniti sa uređaja. Poruka sa informacijom (→ "Sl. 120") na ekranu u vezi sa uklanjanjem držača se mora ispoštovati. Ova poruka sa informacijom se pojavljuje nakon zatvaranja poklopca uređaja, nakon što je uređaj prepoznao da blokada ne može da se otkloni.


Treba zabeležiti da se programi više ne mogu pokrenuti i treba obavestiti odgovornu servisnu organizaciju kompanije Leica.

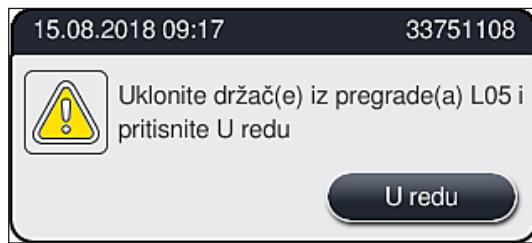

Sl. 120

9. Komponente uređaja i specifikacije

9.1 Opcione komponente uređaja

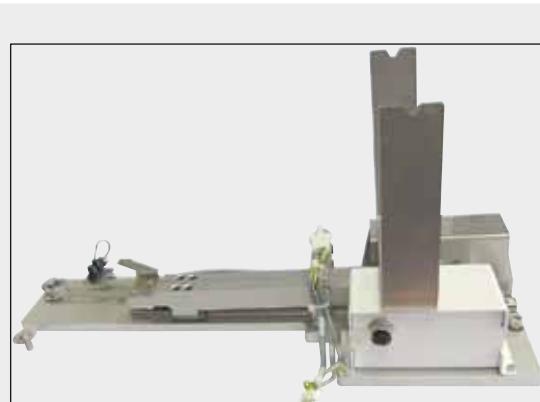

SI. 122

Komplet HistoCore radne stанице

Za uređaj HistoCore SPECTRA ST, za prenos uzoraka na povezani robotski uređaj za postavljanje pokrovnog stakla HistoCore SPECTRA CV. Dva uređaja formiraju radnu stanicu nakon instaliranja kompleta.

Komplet sadrži modul za prenos i sve delove koji su potrebni za integraciju na uređaj HistoCore SPECTRA ST.

Br. narudžbine:

14 0512 54355

9.2 Opcioni dodatni pribor

Oznaka	Br. narudžbine
Izduvno crevo, 2 m	14 0512 54365
Set filtera za aktivni ugljenik (2 kom.)	14 0512 53772
Zamenski filter za vazduh peći (3 komada)	14 0512 54943
Ovodno crevo, 2 m	14 0512 55279
Dovodno crevo	14 0474 32325
Posuda za reagens, sklop, uključujući poklopac posude za reagens	14 0512 47086
Komplet poklopaca posude, koji se sastoji od 3 poklopca	14 0512 57846
Komplet za priključak vode se sastoji od:	14 0512 49324
2 kom. crevo za dovod vode, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 kom. produžno crevo, 1,5 m	14 0512 49334
1 kom. Y-spoj G3/4	14 3000 00351
1 kom. G3/4 G1/2 sa dva otvora	14 3000 00359
1 kom. kućište filtera	14 0512 49331
1 kom. kertridž filtera	14 0512 49332
1 kom. spojnica za crevo G3/4	14 3000 00360
1 kom. zatvarač G3/4	14 3000 00434
1 kom. zaptivna podloška	14 0512 54772
1 kom. ključ sa jednom glavom SW30 DIN894	14 0330 54755

Oznaka	Br. narudžbine
Komplet HistoCore radne stanice	14 0512 54355
Umetak za posebne boje	14 0512 49261
Sklop držača filtera za vodu	14 0512 59363
Posuda za vodu za ispiranje, plava, sklop	14 0512 47087
Molykote 111 mazivo, 100 g	14 0336 35460
Set nalepnica za fioke za postavljanje i uklanjanje (10 praznih, po 5 za „H2O”=voda, „A”=alkohol i „S”=rastvarač, npr. ksilen)	14 0512 55161
O-prstenovi 7x2, za priključni deo posude za vodu ispiranje (12 kom. po pakovanju)	14 0253 54716
Držač za 30 slajd. za uz.* (3 kom. po pakovanju)	14 0512 52473
Držač za 5 slajd. za uz.* (3 kom. po pakovanju)	14 0512 52475
Ručica za 30 slajd. za uz.* (žuta, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52476
Ručica za 30 slajd. za uz.* (svetloplava, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52477
Ručica za 30 slajd. za uz.* (tamnoplava, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52478
Ručica za 30 slajd. za uz.* (ružičasta, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52479
Ručica za 30 slajd. za uz.* (crvena, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52480
Ručica za 30 slajd. za uz.* (svetlozelena, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52481
Ručica za 30 slajd. za uz.* (crna, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52482
Ručica za 30 slajd. za uz.* (siva, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52483
Ručica za 30 slajd. za uz.* (bela, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52484
Ručica za 5 slajd. za uz.* (žuta, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52494
Ručica za 5 slajd. za uz.* (svetloplava, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52495
Ručica za 5 slajd. za uz.* (tamnoplava, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52496
Ručica za 5 slajd. za uz.* (ružičasta, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52497
Ručica za 5 slajd. za uz.* (crvena, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52498
Ručica za 5 slajd. za uz.* (svetlozelena, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52499
Ručica za 5 slajd. za uz.* (crna, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52500
Ručica za 5 slajd. za uz.* (siva, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52501
Ručica za 5 slajd. za uz.* (bela, 3 kom. po pakovanju)	14 0512 52502

(* slajd za uzorke)

Napomena

- Informacije o dostupnim kompletima Leica reagenasa i potvrđeni Leica programi mogu da se zatraže od odgovornog prodavca kompanije Leica.
- Osim toga, uputstva za upotrebu se dostavljaju uz svaki komplet Leica reagenasa, u kojima je izvor napajanja naznačen za unos potvrđenih Leica programa.

Ručice za držače drugih proizvođača**Napomena**

Korišćenje ovog adaptera za držač je odobreno na uređaju HistoCore SPECTRA ST zajedno sa Sakura držačem slajdova (Sakura korpa za 20 slajdova, šifra proizvoda 4768) što je dostupno od oktobra 2017. Budući da izmene može da obavi proizvođač držača slajdova u skladu sa tipom odobrenim od strane kompanije Leica, preporučujemo da kupac obavi probno pokretanje pre kliničke upotrebe adaptera.

Ručica za adapter za Sakura 20 držač (žuta, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55661
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (svetloplava, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55662
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (tamnoplava, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55663
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (ružičasta, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55664
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (crvena, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55665
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (svetlozelena, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55666
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (crna, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55667
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (siva, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55668
Ručica za adapter za Sakura 20 držač (bela, 3 kom. po svakom pakovanju)	14 0512 55669



Sl. 123

Odvodno crevo

Dužina: 2 m

Br. narudžbine:**14 0512 55279**

Sl. 124

Dovodno crevo za vodu za ispiranje

Dužina: 2,50 m sklop sa priključkom od 3/4" za slavinu za vodu, uklj. zamensku zaptivku

Br. narudžbine:**14 0474 32325**

Sl. 125

Komplet za priključak vode**Br. narudžbine:****14 0512 49324**

Sastoji se od:

- 2x crevo za dovod vode, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Produžno crevo, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-spoj G3/4 14 3000 00351
- 2x G3/4 G1/2 sa dva otvora 14 3000 00359
- Kućište filtera 14 0512 49331
- Kertridž filtera 14 0512 49332
- Spojnica za crevo G3/4 14 3000 00360
- Zatvarač G3/4 14 3000 00434
- Zaptivna podloška 14 0512 54772
- Ključ sa jednom glavom SW30 DIN894 14 0330 54755



Sl. 126

Izduvno crevo

Dužina: 2 m

Br. narudžbine:

14 0512 54365



Sl. 127

Filter za aktivni ugljenik

1 set, koji se sastoji od 2 kom.

Br. narudžbine:

14 0512 53772



Sl. 128

Posuda za reagens

Sklop, uklj. poklopac posude za reagens

Br. narudžbine:

14 0512 47086



Sl. 129

Posuda za vodu ispiranje

sklop

Br. narudžbine:

14 0512 47087



Sl. 130

Umetak za posebne boje

(samo za držače dizajnirane za do 5 slajdova za uzorke)

Br. narudžbine:

14 0512 49261



Sl. 131

Držači

30 slajdova za uzorke, (3 kom. po pakovanju)

Br. narudžbine:

14 0512 52473



SI. 132

Ručica za držać

30 slajdova za uzorke, (3 kom. po pakovanju)

Boja

- žuta 14 0512 52476
- svetloplava 14 0512 52477
- tamnoplava 14 0512 52478
- roze 14 0512 52479
- crvena 14 0512 52480
- svetlozelena 14 0512 52481
- crna 14 0512 52482
- siva 14 0512 52483
- bela 14 0512 52484



SI. 133

Držaći

5 slajdova za uzorke, (3 kom. po pakovanju)

Br. narudžbine:**14 0512 52475**

SI. 134

Ručica za držać

5 slajdova za uzorke, (3 kom. po pakovanju)

Boja

- žuta 14 0512 52494
- svetloplava 14 0512 52495
- tamnoplava 14 0512 52496
- roze 14 0512 52497
- crvena 14 0512 52498
- svetlozelena 14 0512 52499
- crna 14 0512 52500
- siva 14 0512 52501
- bela 14 0512 52502



Sl. 135


Komplet poklopaca posude

Jednim poklopcom se može pokriti čitav jedan red posuda za reagense (14 komada) u polju za posude (→ "Sl. 64").

Br. narudžbine: 14 0512 57846

Sastoje se od:

• 3 poklopca posuda 14 0512 57847

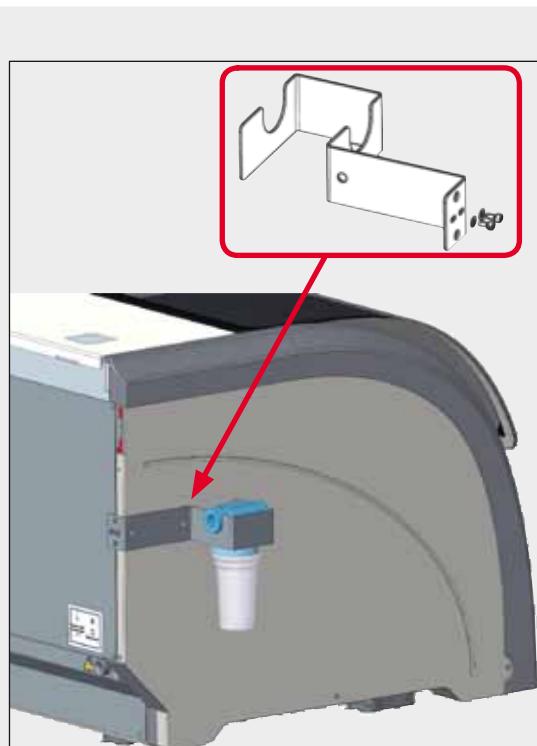

Sl. 136

Sklop držača filtera za vodu

Postaviti na levu stranu HistoCore SPECTRA ST

Držač filtera za vodu se može koristiti za pričvršćivanje filtera za vodu i da bi korisniku bio zagarantovan poboljšan pristup i vidljivost.

Br. narudžbine: 14 0512 59363

Sastoje se od:

• 1 držač filtera za vodu	14 0512 59364
• 2 zavrtnja zatvarača	14 2101 03234
• 2 podloške	14 2171 02114

Imajte u vidu: Postavljanje držača filtera za vodu mora obaviti samo osoblje ovlašćeno od strane kompanije Leica!

10. Garancija i servis

Garancija

Kompanija Leica Biosystems Nussloch GmbH garantuje da je isporučeni uređaj prošao detaljnu kontrolu kvaliteta po internim ispitnim kriterijumima kompanije Leica, te da nema nikakvih mana, da ima sve tehničke specifikacije i/ili ugovorene osobine.

Garancija se odnosi na sadržaj ugovora. Važe samo uslovi garancije one kompanije koja je vaš zastupnik za Leica-u odnosno kompanije od koje ste kupili uređaj.

Servisne informacije

Ako su vam potrebni korisnički servis ili rezervni delovi obratite se vašem Leica trgovcu ili zastupniku od koga ste kupili uređaj.

Potrebni su sledeći podaci o uređaju:

- Naziv modela i serijski broj uređaja.
- Lokacija uređaja i ime osobe za kontakt.
- Razlog servisnog poziva.
- Datum isporuke uređaja.

11. Prekid upotrebe i odlaganje



Upozorenje

Uređaj ili delovi uređaja se moraju odložiti u skladu sa postojećim važećim, lokalnim propisima. Svi predmeti kontaminirani prosutim reagensima se moraju odmah dezinfikovati odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju kako bi se sprečilo širenje na druge delove laboratorije ili laboratorijsko osoblje.

Pogledajte poglavlje (→ Str. 111 – 7. Čišćenje i održavanje) kao i poglavlje Potvrda o dekontaminaciji (→ Str. 151 – 12. Potvrda o dekontaminaciji) na kraju ovog uputstva za upotrebu kako biste pronašli informacije o čišćenju HistoCore SPECTRA ST uređaja za ubrizgavanje kontrasta.

Uređaj može da se kontaminira kada se koriste biohazardni uzorci. Potrebna je detaljna dezinfekcija pre ponovnog puštanja u rad ili odlaganja (npr. više koraka čišćenja, dezinfekcije ili sterilizacije). Uređaj odložite u skladu sa važećim laboratorijskim specifikacijama.

Kontaktirajte predstavnika kompanije Leica za više informacija.



Komponente uređaja kao što su računar, monitor itd. koje su označene precrtnom kantom za smeće su usklađene sa evropskom direktivom 2002/96/EC za Otpad električne i elektronske opreme (WEEE) Evropskog parlamenta i saveta od 27. januara 2003. godine.

Ovi predmeti se moraju odlagati preko lokacija za sakupljanje u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija o odlaganju uređaja možete dobiti od lokalne kompanije za odlaganje otpada ili lokalnog osoblja za podršku kompanije Leica.

12. Potvrda o dekontaminaciji

Svaki proizvod koji se vrati u Leica Biosystems ili koji zahteva održavanje na lokaciji uređaja, mora da bude adekvatno očišćen i dekontaminiran. Šablon potvrde o dekontaminaciji možete naći na našem veb sajtu www.LeicaBiosystems.com u okviru menija proizvoda. Ovaj šablon se mora koristiti za prikupljanje svih potrebnih podataka.

Prilikom vraćanja proizvoda, mora se dostaviti kopija popunjene i potpisane potvrde ili se proslediti preko servisera. Odgovornost za proizvode koji se pošalju nazad bez ove potvrde ili sa nepotpunom potvrdom pripada pošiljaocu. Vraćena roba koju kompanija smatra potencijalnim izvorom opasnosti se šalje nazad o trošku i riziku pošiljaoca.

A1. Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi



Upozorenje

- Korišćenje reagenasa koji nisu navedeni na listi (npr. acetona ili rastvora koji sadrže fenol) ili reagenasa i kiselina u većoj koncentraciji nego što je opisano može uzrokovati uništavanje uzorka, povrede korisnika ili oštećenje uređaja. Na sopstveni rizik koristite uređaj na ovakav način. Kompanija Leica Biosystems ili njene podružnice i prodajne i servisne organizacije ne preuzimaju nikakvo pravo na garanciju niti odgovornost.
- Zapaljivi reagensi i rastvarači se ne smeju grejati zbog zaštite od požara i eksplozije. Prilikom rukovanja zapaljivim rastvaračima i reagensima, držite dalje sve izvore paljenja.



Napomena

Svi Leica reagensi za predinstalirane Leica programe su testirani na uređaju za kvalitet ubrizgavanja kontrasta i kompatibilnost materijala.

Način ubrizgavanja kontrasta ili grupe reagenasa	Naziv reagensa	Napomene
H&E komplet	Leica Infinity ST hemalast ST hematoksilin ST sredstvo za razlikovanje ST sredstvo za plavljenje ST eozin	
	Leica SelecTech Hemotoksilin 560 Hemotoksilin 560MX Definisan MX-aq Plavi pufer-8 Y515 alkoholni eozin Y515LT alkoholni eozin 515 eozin trihrom Eozin floksin	
Drugi H&E reagensi	Leica Gill II hematoksilin Gill III hematoksilin Harris hematoksilin Majerov hemalaun	
	Leica Alkoholni eozin Vodeni eozin (1%)	
	Leica Skotov voden rastvor	
	Leica Kiseli alkohol 0,5%	
	Leica Kiseli alkohol 1,0%	
Koje definiše korisnik	Hlorovodonična kiselina 2%	

Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi A1

Način ubrizgavanja kontrasta ili grupe reagenasa	Naziv reagensa	Napomene	
PAS	Leica	Periodična kiselina 0,5%	
	Koje definiše korisnik	Periodična kiselina (do 10%)	
	Leica	Šifov reagens	
Dijastaza-PAS	Leica	Rastvor dijastaze (37 °C)	
Alkijanska plava-PAS	Leica	Alkijanska plava-rastvor	
Alkijanska plava	Leica		
Alkijanska plava i drugi načini ubrizgavanja kontrasta	Leica	Nuklearna crvena	
Ubrizgavanje Gomorijeve trihrom plave i zelenog kolagena	Leica	Vajgertov hematoksilin (A+B rastvor) Gomorijeva trihrom plava boja 1% sirćetna kiselina Svetlozelena	
Ubrizgavanje Perlsovog gvožda	Leica	Rastvor kalijum ferocijanida Rastvor hlorovodonične kiseline	<ul style="list-style-type: none"> • Ne sme doći u kontakt sa jonima metala • Za korišćenje samo sa obloženim ručicama držača serije 5
Giemsa	Leica	Metanolski rastvor A Boja 1 rastvor B Boja 2 rastvor C Puferovan rastvor D	
Kongo crvena amiloid boja	Leica	Rastvor kongo crvene	
	Leica	1% rastvor kalijum hidroksida	
	Koje definiše korisnik	Zasićen rastvor litijum karbonata	
Alkijanska žuta za helikobakter pilori	Leica	Alkijanska žuta-rastvor (0,25% alkijanska žuta) 5% periodična kiselina 5% natrijum metabisulfit 6,8 pH Sorensonov pufer Rastvor toluidin plave	

Način ubrizgavanja kontrasta ili grupe reagenasa	Naziv reagensa	Napomene
Elastična boja/ Verhov van Gison	Leica 5% alkoholni hematoksilin 10% fero hlorid Lugolov jonski rastvor 2% fero hlorid Verhofov rastvor za bojenje Van Gisonova boja	
Gomorijeva metenamin srebrna boja	Leica Modifikovana hromna kiselina (do 5%) Metenamin boraks 0,5% nitrat srebra 1% natrijum bisulfat 1% hlorid zlata 2% natrijum tiosulfat Svetlozelena	<ul style="list-style-type: none"> • Ne sme doći u kontakt sa jonima metala • Za korišćenje samo sa obloženim ručicama držača serije 5
Papanikolau (PAP)	Leica EA-50 Leica Narandžasta G-6 Leica EA-65 (sekundarna kontra-boja)	
Smorlova redukcija	Smorlov rastvor	<ul style="list-style-type: none"> • Za korišćenje samo sa obloženim ručicama držača serije 5
(Miler) Koloidno gvožđe	Rastvor koloidnog gvožđa Rastvor ferocijanid hlorovodonične kiselina	<ul style="list-style-type: none"> • Za korišćenje samo sa obloženim ručicama držača serije 5

Dodatak 1 - Kompatibilni reagensi A1

Način ubrizgavanja kontrasta ili grupe reagenasa	Naziv reagensa	Napomene	
Drugi reagensi	Koje definiše korisnik	Anilinska plava	
	Koje definiše korisnik	Metilen plava	
	Koje definiše korisnik	Brzo zelena	
	Koje definiše korisnik	Karmin	
	Koje definiše korisnik	Sautgejt ili Majerova mucikarmen	
	Koje definiše korisnik	Neutralna crvena	
	Koje definiše korisnik	Safranin	
Rastvarač	Leica/koje definiše korisnik	Ksilen, toluen	
	Leica	Leica Ultra ST	Zamena za ksilen na bazi alifatičnih ugljovodonika
	Leica	Leica Clearene	Zamena za ksilen na bazi limonena
	Merck	Merck Neo-Clear	Zamena za ksilen na bazi alifatičnih ugljovodonika
	Carl Roth	Roti®-Histol	Zamena za ksilen na bazi limonena
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Zamena za ksilen na bazi alifatičnih ugljovodonika
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrusni rastvor za čišćenje	Zamena za ksilen na bazi limonena
Alkohol	Leica/koje definiše korisnik	2-propanol (izopropanol)	
	Leica/koje definiše korisnik	Etanol	
		Metanol	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehidrant	Etil alkohol, metil alkohol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Izopropil, alkohol, metil alkohol
Uobičajene kiseline (maks. koncentracija)	Koje definiše korisnik	Sirćetna kiselina (do 15%)	
		Hlorovodonična kiselina (do 5%)	
		Pikrinska kiselina (do 3%)	

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germany

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268
Veb sajt: www.LeicaBiosystems.com