

Gebruiksaanwijzing

Leica EG F

Verwarmbaar pincet



Gebruiksaanwijzing

Leica EG F V1.4 Nederlands – 07/2016

Bestelnr. 14 0388 83109, RevE

In de buurt van het apparaat bewaren.

Vóór ingebruikname zorgvuldig doorlezen.



De in deze documentatie aanwezige informatie, cijfers, aanwijzingen en waardeoordelen vormen de ons, na grondig onderzoek bekend geworden, huidige stand van de wetenschap en techniek. We zijn niet verplicht deze gebruiksaanwijzing regelmatig aan te passen aan nieuwe technische ontwikkelingen en aan onze klanten naleveringen, updates enz. van deze gebruiksaanwijzing te verschaffen.

Voor foutieve gegevens, tekeningen, technische afbeeldingen enz. in deze gebruiksaanwijzing is onze aansprakelijkheid in het kader van de betrouwbaarheid volgens de telkens daarop betrekking hebbende nationale rechtsorden uitgesloten. Met name bestaat geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade of overige vervolgschade in samenhang met het naleven van gegevens of overige informatie in deze gebruiksaanwijzing.

Gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overige informatie van inhoudelijke alsmede technische aard in deze gebruiksaanwijzing gelden niet als gegarandeerde eigenschappen van onze produc-

ten. In zoverre zijn alleen de contractuele bepalingen tussen ons en onze klanten beslissend.

Leica behoudt zich het recht voor, veranderingen van de technische specificatie alsmede van het productieproces zonder voorafgaande aankondiging uit te voeren. Alleen op deze wijze is een voortdurend technisch alsmede productietechnisch verbeteringsproces mogelijk.

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder het auteursrecht. Alle auteursrechten verblijven bij Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Vermenigvuldigingen van tekst en afbeeldingen (ook van delen ervan) door druk, fotokopie, microfilm, webcam of andere procédés – waaronder alle elektronische systemen en media – zijn alleen met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leica Biosystems Nussloch GmbH toegestaan.

Het serienummer en het fabricagejaar staan op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH



Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17-19

D-69226 Nussloch

Duitsland

Telefoon: + 49 6224 143-0

Fax: + 49 6224 143-268

Internet: <http://www.LeicaBiosystems.com>

Assemblage uitbesteed aan Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Inhoudsopgave

1.	Belangrijke informatie	5
1.1	Symbolen in deze gebruiksaanwijzing en de betekenis ervan	5
1.2	Gebruikersgroep	6
1.3	Gebruik volgens de voorschriften.....	6
2.	Veiligheid	7
2.1	Veiligheidsinstructies.....	7
2.2	Waarschuwingen	8
3.	Installatie	9
3.1	Uitpakinstructies.....	9
3.2	Leveringsomvang.....	11
3.3	Apparaat plaatsen/voorwaarden standplaats.....	11
3.4	Elektrische aansluiting.....	12
4.	Apparaateigenschappen	14
4.1	Overzicht - onderdelen van het apparaat/functies.....	14
4.2	Onderdelen van het apparaat/functies.....	15
4.3	Specificaties.....	16
5.	Onderhoud en reiniging	17
6.	Garantie en service	18
7.	Decontaminatieverklaring (kopieerformulier)	19

1. Belangrijke informatie

1.1 Symbolen in deze gebruiksaanwijzing en de betekenis ervan



Waarschuwingen hebben een grijze achtergrond en worden aangegeven met een waarschuwingsdriehoek



Aanwijzingen, d.w.z. belangrijke informatie voor de gebruiker hebben een grijze achtergrond en worden aangegeven met het symbool .

(5)

Cijfers tussen haakjes verwijzen naar de positie nummers in de afbeeldingen.



Dit waarschuwingssymbool duidt op oppervlakken van het apparaat die tijdens gebruik heet worden. Directe aanraking dient te worden voorkomen, er bestaat gevaar voor verbranding.



Symbool voor wisselstroom



Fabrikant



Productiedatum



Let op, gebruiksaanwijzing raadplegen voor waarschuwingsinformatie.



Symbool voor de aanduiding van elektrische en elektronische apparaten conform § 7 ElektroG. ElektroG is een Duitse wet betreffende het in omloop brengen, terugnemen en milieuvriendelijk afdanken van elektrische en elektronische apparaten.



Het CE-keurmerk geeft aan dat het product aan een of meerdere Europese richtlijnen voldoet.



Milieusymbool van de China RoHS-richtlijn.

Het cijfer in het symbool geeft de "Milieuveilige gebruiksduur" van het product in jaren aan.

Het symbool wordt gebruikt als een in China beperkte stof boven de toegestane maximale grens wordt gebruikt.



Volg de gebruiksaanwijzing!



Afb. 1 dient alleen als voorbeeld en geeft een voor dit apparaat geldig typeplaatje met de noodzakelijke gegevens weer. De exacte gegevens van de verschillende versies staan vermeld in hoofdstuk 4.3 "Specificaties".

Vereiste informatie voor alle vragen

Op het zijpaneel van het apparaat is een typeplaatje met het serienummer bevestigd. De afbeelding dient slechts als voorbeeld.

Afb. 1

1. Belangrijke informatie

REF Bestelnummer voor de leveringsomvang of accessoires.

SN Geeft het serienummer van het apparaat aan.



De inhoud van het pakket is breekbaar. Daarom moet het pakket voorzichtig worden behandeld.



Het pakket moet in een droge omgeving worden bewaard.



De Regulatory Compliance Mark (RCM) geeft de overeenstemming van een apparaat aan met toepasbare ACMA technische normen van Nieuw-Zeeland en Australië, voor telecommunicatie, radiocommunicatie, EMC en EME.

1.2 Gebruikersgroep

- De Leica EG F (verwarmbaar pincet) mag alleen door daarvoor opgeleid personeel worden bediend.
- De gebruiker mag pas met het apparaat beginnen te werken, wanneer hij/zij deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen heeft en vertrouwd is met alle technische details van het apparaat.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften

De Leica EG F is een elektrisch verwarmbaar pincet dat gebruikt wordt voor het overbrengen en oriënteren van histologische weefselmonsters.

Elk gebruik van dit apparaat voor andere doeleinden dan hierboven beschreven wordt beschouwd als onjuist gebruik.



De gebruiksaanwijzing dient met de nodige instructies te worden aangevuld als dit op grond van bestaande nationale regel- of wetgeving ter voorkoming van ongevallen en bescherming van het milieu in het land van de gebruiker verplicht is.



Volg de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in dit hoofdstuk zorgvuldig op. Lees deze ook wanneer u al vertrouwd bent met de werking en het gebruik van een Leica-apparaat.

2.1 Veiligheidsinstructies

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies en informatie over de veiligheid bij de bediening en over het onderhoud van dit apparaat.

De gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig doorgelezen worden voordat het apparaat voor het eerst in gebruik wordt genomen en moet altijd bij het apparaat worden bewaard.

Dit apparaat is gebouwd en getest conform de veiligheidsvoorschriften voor elektrische meet-, stuur-, regel- en laboratoriumapparatuur.

Om deze toestand te handhaven en veilig werken te garanderen, dient de gebruiker alle aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.



De gebruiksaanwijzing dient met de nodige instructies te worden aangevuld als dit op grond van bestaande nationale regel- of wetgeving ter voorkoming van ongevallen en bescherming van het milieu in het land van de gebruiker verplicht is.



De veiligheidsinrichtingen op het apparaat en accessoires mogen noch verwijderd noch veranderd worden. Het apparaat mag alleen door een door Leica geautoriseerde onderhoudsmonteur worden geopend en gerepareerd.



Alleen het bijgeleverde netsnoer mag worden gebruikt. Dit mag niet door een ander netsnoer worden vervangen. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met onze serviceafdeling.



Restrisico's
Het apparaat is gebouwd volgens de nieuwste technische inzichten en conform de erkende regels op het gebied van veiligheid. Bij een verkeerd gebruik van of een verkeerde omgang met het apparaat bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel voor de gebruiker en derden en gevaar voor materiële schade. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is, en alleen wanneer het in een onberispelijke technische staat verkeert. Storingen die de veiligheid in gevaar brengen dienen onmiddellijk te worden verholpen.



Actuele informatie over de toegepaste normen vindt u in de CE-verklaring bij het apparaat en op internet op:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

2. Veiligheid

2.2 Waarschuwingen

Om te garanderen dat het apparaat correct functioneert, dienen de volgende aanwijzingen en waarschuwingen in acht te worden genomen.



Het apparaat alleen aansluiten met de bijgeleverde netkabel en uitsluitend op een geaard stopcontact. De beveiliging mag niet worden opgeheven door het gebruik van een verlengkabel zonder randaarde.

Bij extreme temperatuurverschillen tussen de opslag- en installatieplaats gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid kan condensvorming optreden. In dergelijke situaties dient een wachttijd van ten minste twee uur te worden aangehouden alvorens het apparaat in te schakelen. Wordt de wachttijd niet in acht genomen, dan kan dit schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Het apparaat mag uitsluitend door geïnstrueerd laboratoriumpersoneel worden bediend.

Het apparaat mag uitsluitend overeenkomstig de gebruiksbepalingen en de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden bediend.

Voor onderhoud of reparatie mag het apparaat uitsluitend worden geopend door daartoe bevoegde onderhoudsmonteurs.

Voor de reiniging het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het reinigen geen aceton- of xyleenhoudende oplosmiddelen gebruiken.

Neem bij de omgang met reinigingsmiddelen de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de laboratoriumvoorschriften in acht.

Het gebruik van het apparaat in ruimten waar explosiegevaar bestaat, is niet toegestaan.

Voor het vervangen van de zekering het apparaat met de netschakelaar uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Het apparaat is spanningsloos nadat de stroomtoevoer is onderbroken (verbreekvoorziening).

Er mogen in geen geval andere zekeringen dan de af fabriek geplaatste gebruikt worden.

Waarden voor zekeringen zijn te vinden in [hoofdstuk 4.3 "Specificaties"](#).

Waarschuwingen - veiligheidsinstructies op het apparaat zelf



- De met een waarschuwingsdriehoek aangegeven veiligheidsinstructies op het apparaat betekenen, dat bij de bediening resp. het vervangen van het betreffende apparaatonderdeel de bedieningsstappen dienen te worden uitgevoerd zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan ongevallen, verwondingen en/of beschadiging van het apparaat resp. de accessoires of verwoeste, onbruikbare preparaten tot gevolg hebben.

3.1 Uitpakinstructies



Bij levering van het apparaat de verpakking controleren. Eventuele beschadigingen op de begeleidende papieren vermelden!



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4


- Plakband voorzichtig op de aangegeven plaatsen (afb. 2) doorsnijden.
- Bijgeleverd zakje met documenten (o.a. gebruiksaanwijzing) en reservezekeringen verwijderen.
- Vervolgens het bedieningsapparaat (afb. 4) voorzichtig uit de verpakking nemen.
- Pincet (afb. 4) uitpakken.
- Uit bijgeleverde kabelset de juiste kabel voor het betreffende land kiezen.

3. Installatie

Noodzakelijke montagewerkzaamheden

De volgende werkzaamheden moeten verricht worden om het apparaat gereed voor gebruik te maken:

- Pincetopname **(1)** met paraffine-opvangschaal **(2)** is af fabriek rechts gemonteerd. Moet deze vanwege omstandigheden op de standplaats aan de linkerkant aangebracht worden, dan de volgende handelingen verrichten:
 - Telkens 2 kruiskopschroeven **(3)** aan de onderzijde van het apparaat losdraaien.
 - Pincetopname met opvangschaal wegneemen, omdraaien en vastschroeven aan boorgaten aan de overkant.

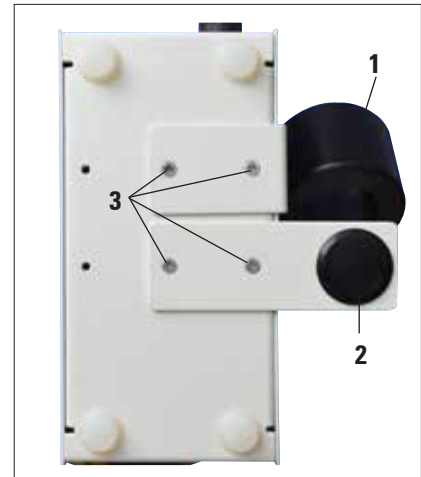

Afb. 5

3.2 Leveringsomvang

Basisapparaat	14 0388 35824
• Bedieningsapparaat met netschakelaar, 100-120/220-240 V/50-60 Hz	
• 1 schroefbare pincethouder voor montage op bedieningsapparaat	
• 1 inschroefbaar verwarmbaar pincet met spiraalkabel	
• 1 set zekeringen (2x T 1,25 A L250 V)	
• 1 Gebruiksaanwijzing (Duits/Engels, met talen-CD 14 0388 83200)	14 0388 83001

De landspecifieke voedingskabel moet afzonderlijk worden besteld. Ga voor een lijst met alle beschikbare voedingskabels voor uw apparaat naar de betreffende productafdeling op onze website www.LeicaBiosystems.com.



Controleer de levering zorgvuldig aan de hand van de pakbon, leveringsbon en uw bestelling. Mocht u afwijkingen constateren, neem dan a.u.b. meteen contact op met uw bevoegde Leica-verkoopfiliaal of uw Leica-handelaar.

3.3 Apparaat plaatsen/voorwaarden standplaats



Het gebruik in ruimten waar explosiegevaar bestaat, is niet toegestaan! Een correct functioneren van het apparaat is alleen gewaarborgd, als aan alle kanten een minimumafstand van 10 cm tot de wanden en interieurstukken wordt aangehouden.

- Het apparaat heeft een vrij oppervlak van ca. 150 x 200 mm nodig.
- De ondergrond moet met betrekking tot het gewicht van het apparaat over een toereikende draagkracht en stijfheid beschikken.
- Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80 % - zonder condensvorming.
- Omgevingstemperatuur doorgaans tussen +18 °C en +40 °C.
- Hoogte: tot max. 2000 m boven NAP.
- Het apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnen.
- Vermijd trillingen, direct zonlicht en sterke temperatuurschommelingen!
- De voeding moet zich binnen de lengte van de voedingskabel bevinden. Er mag geen verlengkabel worden gebruikt.
- Het apparaat **MOET** op een geaard stopcontact worden aangesloten. Alleen de bijgeleverde netkabel die geschikt is voor de lokale stroomvoorziening mag worden gebruikt.

3. Installatie

3.4 Elektrische aansluiting

De Leica EG F kan op verschillende elektriciteitsnetten worden aangesloten (spannings- en frequentieafhankelijk, zie hoofdstuk 4.3 "Specificaties").

Om schade aan het apparaat te vermijden, moet goed nota genomen worden van de volgende aanwijzingen:




**Het apparaat MOET worden aangesloten op een geaard stopcontact.
U mag alleen de kabel gebruiken die bedoeld is voor de plaatselijke stroomvoorziening (stopcontact).
Gebruik geen verlengkabel!**

Het apparaat is ontworpen voor de volgende spanningen:

100 tot 120 V en 220 tot 240 V~, 50/60 Hz.

Het apparaat is in de fabriek ingesteld op 220 tot 240 V~ (**afb. 6**). Moet de spanning worden veranderd, dan met een schroevendraaier in de groef (**3**) de gewenste spanning instellen.

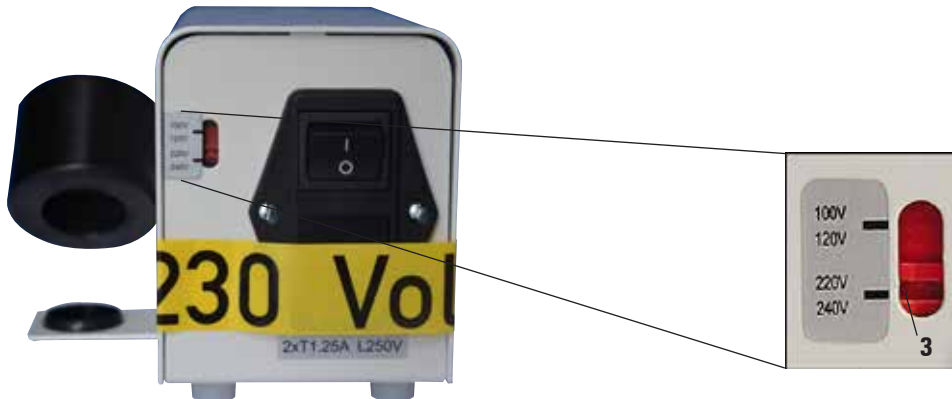

Afb. 6



Afb. 7

Netaansluiting tot stand brengen



Vóór het aansluiten van het apparaat op de netspanning moet absoluut gecontroleerd worden, of de instelling van de spanningskiezer m.b.t. de plaatselijk gebruikte spanning correct is!

Een verkeerde instelling van de spanningskiezer kan leiden tot ernstige beschadiging van het apparaat!

Bij het omzetten van de spanningskiezer mag het apparaat niet op het net aangesloten zijn.

Netkabel aansluiten

- Vóór aansluiting van de netkabel controleren of de netschakelaar (1) op uit = 0 staat.
- Kies uit de kabelset de netkabel met de stekker die bestemd is voor uw stopcontact.

Zekeringen vervangen



Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik voor het vervangen uitsluitend de bijgeleverde reservezekeringen.

- Een kleine schroevendraaier in de uitsparing (5) plaatsen en het inzetstuk voorzichtig eruit halen.
- Zekeringhouder (8) samen met de zekeringen (7) wegnemen.
- Defecte zekeringen verwisselen en zekeringhouder weer in het apparaat plaatsen en tot deze vastklikt naar binnen drukken (klikt hoorbaar).



Het apparaat mag uitsluitend met de bijgeleverde netkabel en uitsluitend op een geaard stopcontact met randaarde worden aangesloten.


- De aansluiting van de netkabel in de aansluitbus (6) op de achterkant van het bedieningsapparaat steken.
- Stekker van de netkabel in het stopcontact steken.

4. Apparaateigenschappen

4.1 Overzicht - onderdelen van het apparaat/functies



Afb. 8

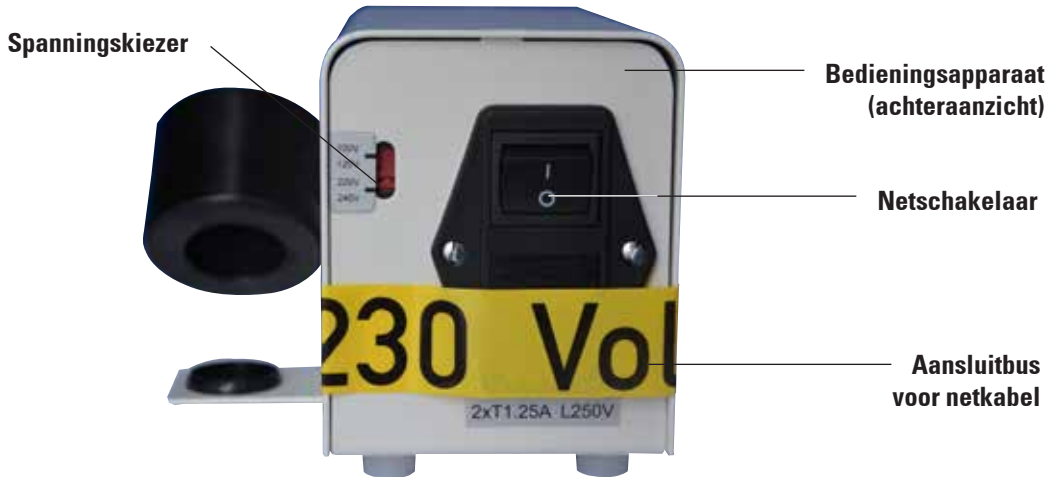

Afb. 9

4.2 Onderdelen van het apparaat/functies



Het bedieningspaneel aan de voorkant van het bedieningsapparaat bestaat uit een folietoetsenbord met druktoetsen (2), een 1-regelig display (1) en een LED (3), die in de opwarmfase geel knippert. Is de tevoren gekozen werktemperatuur bereikt, dan brandt deze LED permanent en signaleert zodoende paraatheid.

Temperatuuraanduiding



Er kan gekozen worden uit twee mogelijkheden voor temperatuuraanduiding:



- temperatuur in °C



- temperatuur in °F.



Temperatuureenheid wijzigen

- Bedieningsapparaat met netschakelaar uitschakelen.
- Bedieningsapparaat inschakelen, **tegelijktijd**   -toets ingedrukt houden.

Temperatuur wijzigen

- Temperatuurwaarde wijzigen door de  resp.  -toets in te drukken.



Let op!
De pincethouder wordt heet. Er bestaat gevaar voor verbranding!

4. Apparaateigenschappen

4.3 Specificaties

Algemene informatie over het apparaat

Goedkeuring:	De voor het apparaat specifieke keurmerken bevinden zich op de zijkant van het apparaat naast het typeplaatje.
Nominale spanningen (+/-10 %):	100-120/220-240 V AC
Nominale frequentie:	50/60 Hz
Netzekeringen:	2x T 1,25 A L250 V
Nominale spanning:	10,5 VA
Relatieve luchtvochtigheid:	20 tot 80 %, zonder condensvorming
Werktemperatuurbereik:	+18 °C tot +40 °C
Verstelbaar temperatuurbereik:	+55 °C tot 70 °C
Opslagtemperatuurbereik:	+5 °C tot 50 °C
Classificatie conform IEC 1010:	Beschermklasse 1 Verontreinigingsgraad 2 Overspanningscategorie II
Werkhoogte:	tot 2000 m NN
A-gewogen geluidsniveau:	≤ 70 dB (A)
IP-beschermklasse (IEC 60529):	IP20
Omgevingsdruk:	Van 740 hPa tot 1100 hPa

Afmetingen en gewichten

Afmetingen (B x H x D):	130 x 110 x 180 mm
Leeggewicht (zonder verpakking):	ca. 1,5 kg

Programmeerbare parameters op display

Temperatuurbereiken in °C of °F



- Voordat onderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd, dient het apparaat altijd te worden uitgeschakeld en de stekker van de netkabel uit het stopcontact te worden getrokken.
- Voor het reinigen van de buitenoppervlakken dient een mild en ph-neutraal, in de handel verkrijgbaar huishoudelijk reinigingsmiddel te worden gebruikt. De volgende middelen mogen NIET worden gebruikt: alcoholen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen (glasreiniger!) en schuurmiddelen, zoals aceton- of xyleenhoudende oplosmiddelen! De gelakte oppervlakken en het bedieningspaneel zijn niet bestand tegen xyleen of aceton!
- Bij het werken en reinigen mag er geen vloeistof in het apparaat komen.

6. Garantie en service

Garantie

Leica Biosystems Nussloch GmbH staat ervoor in, dat het geleverde contractproduct onderworpen werd aan een omvangrijke kwaliteitscontrole conform de interne keuringsnormen van Leica, en dat het product niet behept is met gebreken en alle gegarandeerde technische specificaties en/of overeengekomen eigenschappen bezit.

De omvang van de garantie richt zich naar de inhoud van het afgesloten contract. Bindend zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van uw bevoegde Leica-dealer resp. de firma waarbij u het contractproduct hebt gekocht.

Service-informatie

Neem voor technische ondersteuning of het bestellen van vervangende onderdelen contact op met de vertegenwoordiger of dealer van Leica bij wie dit apparaat gekocht is.

Hierbij is de volgende informatie nodig:

- Modelaanduiding en serienummer van het apparaat.
- Locatie van het apparaat en naam van de contactpersoon.
- De reden voor het inroepen van ondersteuning.
- De leverdatum van het apparaat.

Ontmanteling en afvoer

Het apparaat of onderdelen van het apparaat moeten conform de ter plaatse geldende wetgeving worden afgevoerd.

7. Decontaminatieverklaring (kopieerformulier)

Geachte klant,

Elk product dat naar Leica Biosystems moet worden opgestuurd of waaraan ter plaatse onderhoud moet worden gepleegd, moet op correcte wijze worden schoongemaakt en ontsmet. Aangezien een decontaminatie wat betreft door prionen veroorzaakte ziektes, zoals bijvoorbeeld CJD, BSE of CWD, niet mogelijk is, kunnen apparaten die in aanraking zijn gekomen met prionenhoudende preparaten, **niet** voor reparatie worden teruggestuurd naar Leica Biosystems. Een reparatie van met prionen besmette apparaten ter plaatse wordt pas uitgevoerd, nadat de servicetechnicus is ingelicht over de risico's, geïnstrueerd werd over de voor de betreffende inrichting geldende richtlijnen en procedures en uitgerust werd met een veiligheidsuitrusting. Udfyld denne bekræftelse grundigt, og læg en kopi ved instrumentet. Fastgør den udvendigt på transportbeholderen, eller udlever den til serviceteknikeren. Pas wanneer de onderneming of de servicetechnicus de bevestiging over een decontaminatie heeft ontvangen, worden opgestuurde pakketten geopend of onderhoudsmaatregelen op gang gebracht. Opgestuurde producten die door de onderneming als potentiële bron van gevaar worden beschouwd, worden onmiddellijk ongefrankeerd teruggestuurd naar de afzender. **Aanwijzing:** microtoomessen moeten in de bijbehorende box worden verpakt. **Obligatoriske oplysninger:** Felten, der er markeret med *, skal udfyldes. Afhængigt af om instrumentet er kontamineret eller ikke, skal du desuden udfylde enten afsnit A eller afsnit B

Oplysninger på typeskilt

Model (se typeskilt)*

SN (se typeskilt)*

REF (se typeskilt)*

Antwoord A aankruisen, indien van toepassing. Indien niet, vul dan a.u.b. alle vragen bij deel B in en vermeld ook de gevraagde extra informatie.

A

Ja

Dit apparaat is niet in aanraking gekomen met ongefixeerde biologische preparaten.

B

Ja

Nee

1 Inwendige of uitwendige bereiken van het apparaat waren blootgesteld aan de volgende gevaarlijke substanties:

Overige informatie

Bloed, lichaamssappen, pathologische preparaten

Andere gevaarlijke biologische substanties

Chem. stoffen/gezondheidsbedreigende substanties

Andere gevaarlijke substanties

Radioactiviteit

Ja

Nee

2 Dit apparaat werd schoongemaakt en ontsmet:

Indien ja, met welke methoden:

Overige informatie

Indien nee**, vermeld de redenen:

** Niet terugzenden zonder schriftelijke toestemming van Leica Biosystems.

Ja

Nee

3 Het apparaat werd voorbereid voor handling en transport zonder risico's. Gebruik indien aanwezig a.u.b. de originele verpakking.

7. Decontaminatieverklaring (kopieerformulier)

Belangrijk voor een correcte acceptatie van de zending:

Voeg a.u.b. een kopie van deze bevestiging bij de zending of overhandig deze aan de servicetechnicus. De verzender is verantwoordelijk voor retourzendingen door Leica, voor het geval dat deze verklaring ontbreekt of onvoldoende is ingevuld.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Leica-dealer.

Leica intern: Indien bekend, job- en RAN-/RGA-nummer opgeven:

Job Sheet No.: _____ BU Return Authorisation Number: _____ SU Return Goods Authorisation: _____

Datum/Handtekening*

Naam*

Positie*

E-mail

Instituut*

Afdeling*

Adres*

Telefoon*

Fax

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Tel.: ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com



www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
D-69226 Nussloch
Tel.: +49 - (0) 62 24 - 143 0
Fax: +49 - (0) 62 24 - 143 268
Internet: www.LeicaBiosystems.com